



# Connect Edge

## Benutzerhandbuch

334314H01 • Revision C • November 2024

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument liegt allen Produkten von Thermo Fisher Scientific Inc. beim Kauf bei und ist beim Betrieb des Produkts zu beachten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede teilweise oder vollständige Reproduktion dieses Dokuments ist streng untersagt, sofern keine schriftliche Genehmigung von Thermo Fisher Scientific Inc. vorliegt.

Der Inhalt dieses Dokuments kann jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Alle technischen Informationen in diesem Dokument dienen lediglich Referenzzwecken. In diesem Dokument genannte Systemkonfigurationen und -spezifikationen ersetzen alle vorangegangenen Informationen.

Thermo Fisher Scientific Inc. erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Genauigkeit und Fehlerfreiheit der Informationen in diesem Dokument und übernimmt keine Haftung für Fehler, Versäumnisse, Schäden oder Verluste, die aus dem Gebrauch dieses Dokuments entstehen, selbst wenn die Informationen in diesem Dokument genau befolgt werden.

Dieses Dokument ist nicht Teil eines Kaufvertrags zwischen Thermo Fisher Scientific Inc. und einem Käufer. Dieses Dokument regelt oder ändert keine allgemeinen Verkaufsbedingungen; bei widersprüchlichen Informationen zwischen den beiden Dokumenten gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Alle Marken werden anerkannt.

# Inhalt

Connect Edge.....	1
Benutzerhandbuch.....	1
Einleitung.....	6
Connect Edge – Überblick.....	6
Verwendungszweck.....	6
Bestimmungswidrige Verwendung.....	6
Umgebungsbedingungen bei Betrieb.....	6
Sicherheitsaspekte.....	6
Wartung des Geräts.....	7
Sicherheitshinweise.....	7
Elektrische Warnhinweise.....	7
Rechtsvorschriften.....	8
Modellnummern, Geräte und Sets.....	9
Connect Edge Gateway.....	9
Connect Edge – Gateway-Set.....	9
Zubehör für Connect Edge.....	9
Connect Edge Geräteadapter-Sets <sup>1</sup> .....	10
Geräteunterstützung.....	10
Technische Daten.....	11
Abmessungen.....	11
Mechanische Abmessungen des Gateways.....	11
Mechanische Abmessungen der Gateway-Montagehalterung.....	11
Mechanische Abmessungen der Gateway-DIN-Schienen-Montagehalterung.....	12
Mechanische Abmessungen des Geräteadapters.....	13
Mechanische Abmessungen des Ethernet-Basis-Adapters.....	13
Adapter Mounting Bracket mechanical dimensions.....	14
Sensor Adapter mechanical dimensions.....	14
Stromversorgung.....	15
Erste Schritte.....	16
Schritt 1: Erstellen Sie ein Thermo-Fisher™-Connect-Konto.....	16
Schritt 2: Aktivieren Sie Ihr Abonnement.....	17
Schritt 3: Einrichtung der Hardware.....	18
Schritt 4: Registrierung des Gateways.....	21
Schritt 5: Registrierung von Geräten am Gateway.....	22
Schritt 6: Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen des Adapters.....	25
Schritt 7: Adapterkonfiguration anwenden, Montage am Gerät.....	28
Connect Edge.....	

Schritt 8: Greifen Sie auf Geräte über InstrumentConnect zu .....	28
Konfiguration des Sensoradapters.....	29
Sensorkonfiguration eingeben/anzeigen/ändern .....	29
Optionen für die Sensorkonfiguration .....	29
Lokale Gateway-Benutzeroberfläche (Webschnittstelle) .....	31
Verbinden mit der lokalen Benutzeroberfläche des Gateways.....	32
Geräte anzeigen .....	33
Netzwerkeinstellungen konfigurieren .....	33
Diagnosetests ausführen .....	34
Auf Protokolle zugreifen.....	34
OPC-UA-Servicekonten verwalten aus.....	34
Gateway-Management.....	35
Gateways – Überwachung einer Flotte oder einzelner Gateways .....	35
Gateway – Details.....	36
Gateway – Geräte.....	36
Gateway – Protokolle.....	38
Deaktivieren eines Gateways .....	38
Deregistrierung eines Gateways.....	39
Abonnement / Benutzerportal .....	40
Ein Abonnement aktivieren .....	41
Anmeldung für das Edge-Gateway-Management .....	41
Anfragen anzeigen/genehmigen.....	42
Hardware-Installation .....	42
Installieren/Montieren des Connect-Edge-Gateways .....	42
Ersetzen der Montagehalterung durch DIN-Schienen-Montageclip .....	43
Ersetzen des DIN-Schienen-Montageclips durch die Montagehalterung.....	44
Anbringen des Geräteadapters .....	45
Gateway-Merkmale .....	54
Gateway-LED-Anzeigen.....	55
Geräteadapter .....	56
LED-Anzeigen am Geräteadapter.....	56
Verdrahtung der Geräteadapter .....	57
InstrumentConnect – Überblick .....	60
Zugriff auf Gerätedaten.....	60
Dashboard-Ansicht.....	60
Benutzer verwalten.....	61
Analysatoren/Monitore.....	62
Ansehen von Gerätedaten .....	64

Berichte erstellen.....	64
OPC-UA™-Server – Übersicht .....	65
Kaufen und registrieren Sie ein OPC-UA-Abonnement .....	65
Installieren Sie die OPC-UA-Server-Software .....	65
Gerät(e) auf dem OPC-UA-Server aktivieren.....	66
OPC-UA-Server-Servicekonten.....	66
OPC-UA-Server – Verbindung und Datenzugriff .....	66
Einstellen der statischen IP-Adresse des PCs.....	66
Windows 10 für PC .....	66
MAC OS.....	68
Anleitung für die Netzwerkeinbindung.....	68
Netzwerkanforderungen .....	68
Benötigte Portöffnungen .....	68
Netzwerk A (Externes Netzwerk).....	69
Netzwerk B (Geräte-/Dienstnetzwerk).....	71
Netzwerksicherheitsmerkmale und Empfehlungen.....	72
Unterstützte Netzwerkschnittstellen und Konfigurationsoptionen .....	72
Standardeinstellungen.....	72
Empfohlene Netzwerktopologien .....	73
Fehlerbehebung.....	76
Wartung Ihrer Connect-Edge-Hardware .....	78
So entfernen Sie sicher die Stromversorgung.....	78
So überprüfen Sie die Installation des Produkts .....	78
So reinigen Sie das Produkt.....	78
Kontaktinformationen.....	79

# Einleitung

## Connect Edge – Überblick

Das Connect-Edge-Gateway ermöglicht die Konnektivität zwischen Laborgeräten und der Thermo-Fisher-Cloud sowie kundenseitigen Systemen. Das Connect-Edge-Gateway ist ein Gerät, das es dem Benutzer gestattet, viele Geräte an ein einziges Gateway anzuschließen. Connect-Edge-Adapter bieten eine Schnittstelle zwischen einem Laborgerät und einem Connect-Edge-Gateway über WLAN oder kabelgebundenes Ethernet.

Dieses Benutzerhandbuch gibt einen Überblick über die Connect-Edge-Lösung und enthält Anweisungen, die Ihnen helfen, Ihr System schnell einzurichten und in Betrieb zu nehmen.

## Verwendungszweck

Das Connect-Edge-Gateway ist für folgende Zwecke bestimmt:

- Forschung oder allgemeine Verwendung in Innenräumen.
- Überwachung des allgemeinen Gerätezustands, Erkennung von und Alarmierung bei Gerätefehlfunktionen und -verschlechterungen.
- Fernüberwachung des Systemzustands und Fehlersuche für Dienstleister.
- Das System sammelt, speichert und liefert analytische Daten. Die von mehreren Geräten (Flotte) gesammelten Datenanalysen liefern dem Betreiber unterstützende Daten für Effizienzempfehlungen.
- Überwachung der Geräteparameter und Bewertung des Gesamtzustands.

## Bestimmungswidrige Verwendung

Das Connect-Edge-Gateway gilt nicht als Medizinprodukt und wurde daher nicht bei einer Aufsichtsbehörde für Medizinprodukte (z. B. der FDA) registriert.

- Diese Geräte dürfen nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.
- Es wird weder behauptet noch impliziert, dass das System die beabsichtigte Verwendung des Geräts verbessert.

## Umgebungsbedingungen bei Betrieb

Das Connect-Edge-Gateway ist für den zuverlässigen Betrieb bei normaler Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen konzipiert und vorgesehen.

- Das Connect-Edge-Gateway und die Adapter dürfen keinen Umgebungsbedingungen ausgesetzt werden, die über die empfohlenen Spezifikationen hinausgehen.
- Das Connect-Edge-Gateway und die Adapter dürfen nicht in Flüssigkeit getaucht werden.
- Betriebstemperatur: 0 bis 45 °C.
- Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 0 % bis 85 %, nicht kondensierend.

**VORSICHT:** Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungen, unbenutzten drahtlosen Geräten und deren Zubehör und unterstützen Sie deren Recycling.

# Sicherheitsaspekte

**WICHTIG:** Lesen Sie die in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

Beachten Sie die in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise, um das Risiko von Verletzungen, Stromschlägen, Bränden oder Schäden am Gerät zu verringern. Die Nichtbeachtung der in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise verstößt gegen die Sicherheits-, Konstruktions-, Herstellungs- und Verwendungsvorschriften für das Produkt. Thermo Fisher übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung der in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise entstehen. Falls Sie Fragen zum Verständnis dieses Dokuments haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an den Technischen Kundendienst von Thermo Scientific.

## Wartung des Geräts

**VORSICHT:** Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Im Gerät befinden sich keine Baugruppen, die vom Betreiber gewartet werden müssen.

**VORSICHT:** Verwenden Sie das Gerät nicht missbräuchlich. Befolgen Sie die Anweisungen zum ordnungsgemäßen Betrieb und verwenden Sie es nur bestimmungsgemäß. Eine missbräuchliche Verwendung könnte das Gerät funktionsunfähig machen, das Gerät und/oder andere Geräte beschädigen oder zu Schäden für Benutzer führen.

**VORSICHT:** Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu zerlegen oder irgendwelche Gegenstände in das Produkt zu schieben, da dies zu Kurzschlüssen führen kann, die einen Brand oder Stromschlag zur Folge haben könnten.

**VORSICHT:** Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus und belasten Sie das Gerät nicht unnötig. Dies könnte zu Schäden am Gerät oder zu Schäden für Benutzer führen.

**VORSICHT:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in explosionsgefährdeten oder gefährlichen Umgebungen.

**VORSICHT:** Setzen Sie Ihr Gerät keinen extremen Umgebungen aus, wie z. B. hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Eine solche Exposition könnte zu Schäden am Gerät oder zu einem Brand führen.

**VORSICHT:** Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten wie Wasser, Regen oder verschütteten Getränken aus. Es ist nicht wasserdicht. Eine Exposition gegenüber Flüssigkeiten könnte zu Schäden am Gerät führen.

**VORSICHT:** Legen Sie das Gerät nicht neben Computerdiscs, Kredit- oder Bankkarten oder andere magnetische Medien. Die auf den Discs oder Karten enthaltenen Informationen könnten durch das Gerät beeinträchtigt werden.

**VORSICHT:** Die Verwendung von Zubehör, wie z. B. Antennen, das von Thermo Fisher nicht autorisiert wurde oder das nicht den Zubehörspezifikationen von Thermo Fisher entspricht, kann zum Erlöschen der Garantie führen.

**VORSICHT:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers führen.

## Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Schutz oder als Teil eines automatisierten Notfallsystems oder für eine andere Anwendung, die den Schutz von Personen und/oder Eigentum beinhaltet.
- Kunden und Benutzer von Thermo-Fisher-Scientific-Produkten sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Produkts und nehmen Sie keine Änderungen an den internen Komponenten vor.
- Die Produkte von Thermo Fisher Scientific enthalten keine internen Komponenten, die einen Eingriff oder eine Reparatur durch den Benutzer erfordern. Falls das Gerät Anzeichen von unsachgemäßem Betrieb aufweist, trennen Sie es sofort von der Stromquelle und wenden Sie sich an den technischen Support von Thermo Fisher Scientific.

## Elektrische Warnhinweise

- Connect-Edge-Gateway muss über eine 24-V-Gleichstromversorgung mit Strom versorgt werden.
- Die Connect-Edge-Adapter müssen über eine 5-V-Gleichstromversorgung oder über die PoE-Ethernet-Basis mit Strom versorgt werden.
- Öffnen Sie das Connect-Edge-Gateway und die Adapter nicht und bauen Sie keine internen Komponenten aus und verändern Sie diese in keiner Weise. Connect-Edge-Gateway und die Adapter enthalten keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Falls das Connect-Edge-Gateway und die Adapter Anzeichen einer Fehlfunktion aufweisen, ziehen Sie sofort den Stecker und wenden Sie sich zur Reparatur oder zum Austausch an Thermo Scientific.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss mit dem elektrischen Stecker. Üben Sie weder auf den AC- noch auf den DC-Stecker großen Kraftaufwand aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Stecker vom Gateway entfernen oder das Netzkabel abziehen.
- Setzen Sie das Gateway und die Adapter keinen Erschütterungen aus, da dies zu ernsthaften Fehlfunktionen oder Schäden führen kann. Das Gateway und die Adapter nicht an einem nassen oder feuchten Ort verwenden oder aufstellen. Connect-Edge-Gateway und die Adapter sind nicht wasserdicht.

**VORSICHT:** Befolgen Sie die Sicherheitsrichtlinien Ihrer Einrichtung und tragen Sie während der Installation und/oder Fehlerbehebung die erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA).

## Rechtsvorschriften

### Zertifikate und Konformität

#### Erklärungen zur FCC-Konformität

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine gefährlichen Störungen verursachen
2. Dieses Gerät darf nicht anfällig sein gegenüber jeglichen Störsignalen, einschließlich Störsignalen, die unter Umständen zu Betriebsstörungen des Geräts führen könnten

#### FCC-HF-Strahlungsexpositionserklärung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Um die Möglichkeit einer Überschreitung der FCC-Grenzwerte für die Strahlenbelastung zu vermeiden, sollte der Abstand zwischen Mensch und Antenne bei normalem Betrieb nicht weniger als 20 cm betragen. Endbenutzer müssen die spezifischen Betriebsanweisungen befolgen, um die Einhaltung der HF-Belastung sicherzustellen. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben werden.

#### FCC-Klasse-A-Hinweis

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: Dieses Gerät wurde gemäß Part 15 der FCC-Bestimmungen geprüft und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A. Diese Grenzwerte sind dazu vorgesehen, bei Betrieb in einer gewerblichen Umgebung einen ausreichenden Schutz gegen Störeinflüsse sicherzustellen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Es kann möglicherweise Funkstörungen verursachen, wenn es nicht gemäß der Gebrauchsanweisung installiert wird. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet verursacht möglicherweise Störungen. In einem solchen Fall muss der Anwender die Störungen auf eigene Kosten beheben.

#### IC-Erklärungen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Industry Canada RSS-Standards (genehmigungsfreie Anlagen).

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine gefährlichen Störungen verursachen
2. Dieses Gerät darf nicht anfällig sein gegenüber jeglichen Störsignalen, darunter auch Störsignalen, die unter Umständen zu Betriebsstörungen des Geräts führen könnten

Gemäß den Vorschriften von Industry Canada darf dieser Funksender nur mit einer Antenne betrieben werden, deren Typ und maximale (oder geringere) Verstärkung von Industry Canada für den Sender zugelassen ist. Um mögliche Funkstörungen bei anderen Benutzern zu reduzieren, sollten der Antennentyp und seine Verstärkung so ausgewählt werden, dass die äquivalente isotropische Strahlungsleistung (e.i.r.p.) nicht mehr als die für eine erfolgreiche Kommunikation erforderliche Leistung beträgt.

Dieses digitale Gerät der Klasse A entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

#### CE - Konformität mit europäischen Verordnungen

Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie).

#### RoHS-Erklärung

Das drahtlose Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) und der Änderung von (EU) 2015/863. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll. Thermo Scientific recycelt dieses Produkt unter bestimmten Bedingungen. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

**VORSICHT:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät führen.

**Südkorea:** (Gilt für das Gateway)

### Erklärung für Geräte der Klasse A

Das Connect Edge-Gateway gilt nicht als Medizinprodukt und wurde daher nicht bei einer Aufsichtsbehörde für Medizinprodukte (z. B. der FDA) registriert.

**A 급 기기(업무용 방송통신기자재)**  
이 기기는 업무용환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용환경에서 용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

### Erklärung für KN 32/35

Dieses Produkt könnte Fehlfunktionen verursachen, wenn es in der Nähe von drahtlosen Kommunikationsgeräten wie Mobiltelefonen, WLAN- oder Bluetooth-Geräten usw. verwendet wird.

이 장치는 이동전화, Wi-Fi 또는 블루투스 장치 등 무선통신장치와 매우 근접한 장소에서 사용할 경우 오작동을 일으킬 가능성이 있습니다.

## Modellnummern, Geräte und Sets

### Connect Edge Gateway

Connect Edge Gateway	Regionen/Länder	Beschreibung
EDGEPTGATE01	Weltweit	Edge Gateway (nur Ethernet)
EDGEPTGATE02	USA, Europa, Japan, Australien, Neuseeland	Edge Gateway WLAN/Ethernet

### Connect Edge – Gateway-Set

	Connect Edge Gateway	Stromversorgung	Ethernet-Kabel	DIN-Schienen-Montage	WLAN-Antenne	Mobilfunkantenne	Kurzanleitung
<b>Connect-Edge-Set</b>	<b>1 St.</b>	<b>EDGEPTPWS01</b>			<b>EDGEPTANTD01</b>	<b>EDGEPTANTC01</b>	<b>EDGEPTINST001</b>
EDGEKTETHE01	EDGEPTGATE01	1	1	1	0	0	1
EDGEKTWIFI01	EDGEPTGATE02	1	1	1	2	0	1

### Zubehör für Connect Edge

Zubehör für Connect Edge	Beschreibung
EDGEPTPWS01	Connect Edge Gateway Netzteil EXT 24V
EDGEPTANTD01	Connect Edge Gateway Doppelband-Antenne
EDGEPTANTC01	Connect Edge Gateway Antenne 4G-Mobilfunk
EDGEPTBRKT001	Connect Edge Adapter-Montagehalterung (Geräteadapter)

## Connect Edge Geräteadapter-Sets<sup>1</sup>

Connect-Edge-Adapter	Beschreibung
EDGEKTADPT01xx	Connect Edge Adapter-Set (RS485-Konfiguration)
EDGEKTADPT02xx	Connect Edge Adapter-Set (STTL-Konfiguration)
EDGEKTADPT03xx	Connect Edge Adapter-Set (RS232-Konfiguration)
EDGEKTADPT04xx	Connect Edge Adapter-Set (USB-Konfiguration)
EDGEKTADPT05xx	Connect Edge Adapter-Set (6-Sensor-Konfiguration)
EDGEKTADPT51xx	Connect Edge Adapter-Set PoE (RS485-Konfiguration)
EDGEKTADPT52xx	Connect Edge Adapter-Set PoE (STTL-Konfiguration)
EDGEKTADPT53xx	Connect Edge Adapter-Set PoE (RS232-Konfiguration)
EDGEKTADPT54xx	Connect Edge Adapter-Set PoE (USB-Konfiguration)
EDGEKTADPT51xx	Connect Edge Adapter-Set-Ethernet (6-Sensor-Konfiguration)
EDGEKTADPT99	Connect Edge Adapter-Set PoE

<sup>1</sup> <xx> verfügbare Varianten:

Keine: Basisset (Nicht in allen Ländern erhältlich)

„B“: Enthält Montagehalterung EDGEPTBRKT001. (Nicht in allen Ländern erhältlich)

„P“: Enthält kein Netzteil.

„PB“: Enthält Montagehalterung EDGEPTBRKT001. Enthält kein Netzteil.

Nicht alle Varianten sind in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit in den einzelnen Ländern finden Sie unter <https://www.thermofisher.com/connectededge>

## Geräteunterstützung

Gerätetyp	Modell	Geräte-Adapter-Set
Inkubator	Heracell	EDGEKTADPT03xx (RS232-Konfiguration) EDGEKTADPT53xx (RS232-Konfiguration)
	Heracell VIOS	EDGEKTADPT04xx (USB-Konfiguration) EDGEKTADPT54xx (USB-Konfiguration)
ULT	UxF/HFU-T/TSU/88000	EDGEKTADPT02xx (STTL-Konfiguration) EDGEKTADPT52xx (STTL-Konfiguration)
	TSX-ULT-Serie	
	TDE/RDE/FDE/HDE-Serie	
Gefrierschrank	Tiefkühlgeräte der TSX-Serie	EDGEKTADPT02xx (STTL-Konfiguration) EDGEKTADPT52xx (STTL-Konfiguration)
Kühlschrank	Kühlschränke der TSX-Serie	
Kammeroptionen	Heratherm-Serie	EDGEKTADPT04xx (USB-Konfiguration) EDGEKTADPT54xx (USB-Konfiguration)

\* Eine umfassende Liste unterstützter Modelle finden Sie unter: [www.thermofisher.com/edgecompatible](http://www.thermofisher.com/edgecompatible)

Connect Edge-Sensoren	Beschreibung
EDGEPTSENTx001y	PT100-Sensor, -200 bis 200 °C, Klasse B
EDGEPTSENx008y	PT100-Sensor, -100 bis 316 °C, Klasse A
EDGEKTSENx002y	Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor
EDGEPTSENCA003	CO2-Sensor <sup>1</sup>
EDGEPTSENDU004	Türschaltersensor
EDGEPTSENAU005	Stromwandler 50A <sup>2</sup>
EDGEPTSENTx006y	Digitaler Temperatursensor -55 bis 125 °C
EDGEPTSENx007y	Digitale Temperatur/RL -40 bis 125 °C

<sup>1</sup> Maximal 2 pro Sensoradapter

<sup>2</sup> Professionelle Installation empfohlen

Connect Edge-Sensoren Kits	Beschreibung
EDGEKTxRHC	T/RL/CO2 CAL-Sensor-Set
EDGEKTxCLD	Kälte-Set CAL PT100/Tür/CT
EDGEKTxLN2	LN2-Set CAL PT100/Tür

x = Gibt die Art der Kalibrierung an (nicht alle Optionen sind für alle Sensoren verfügbar)

U = unkalibriert

C = gemäß ISO9001 kalibriert

A = gemäß 17025 kalibriert

y = Gibt, falls vorhanden, die Kalibrierungspunkte an

## Technische Daten


### Abmessungen


#### Mechanische Abmessungen des Gateways

Die Elektronik des Produkts ist in einem ABS-Gehäuse mit den folgenden Abmessungen untergebracht:  
139 (L) x 115 (B) x 46 (H) mm – einschließlich Antennen, Stecker und Montagehalterung.

#### Mechanische Abmessungen der Gateway-Montagehalterung


Die an der Unterseite des Gateways befestigte Montagehalterung hat folgende Abmessungen.

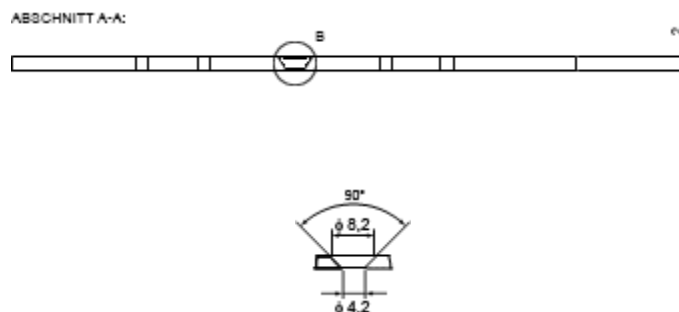

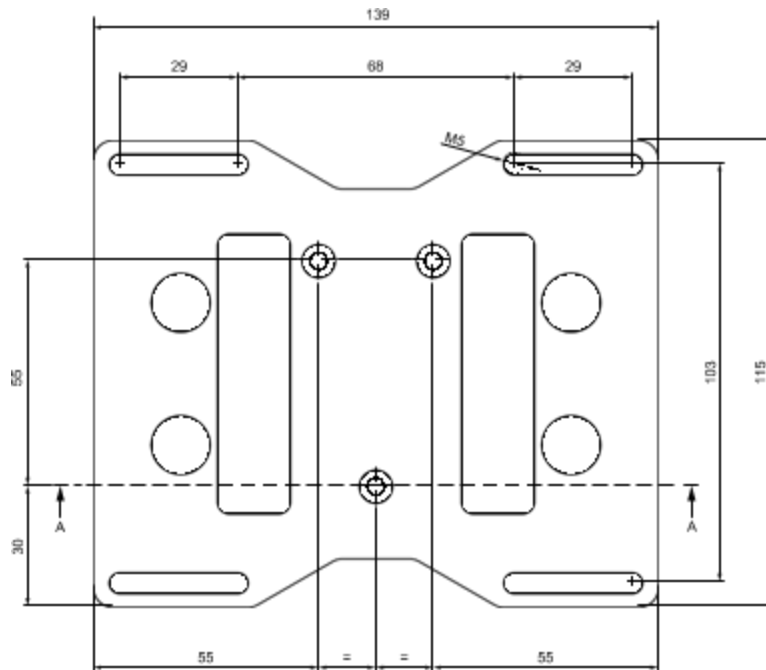


### Mechanische Abmessungen der Gateway-DIN-Schienen-Montagehalterung


DIN-Schienen-Montageclip, 48 mm Breite. Clipmaterial: mit Fiberglas verstärktes Nylon 66.

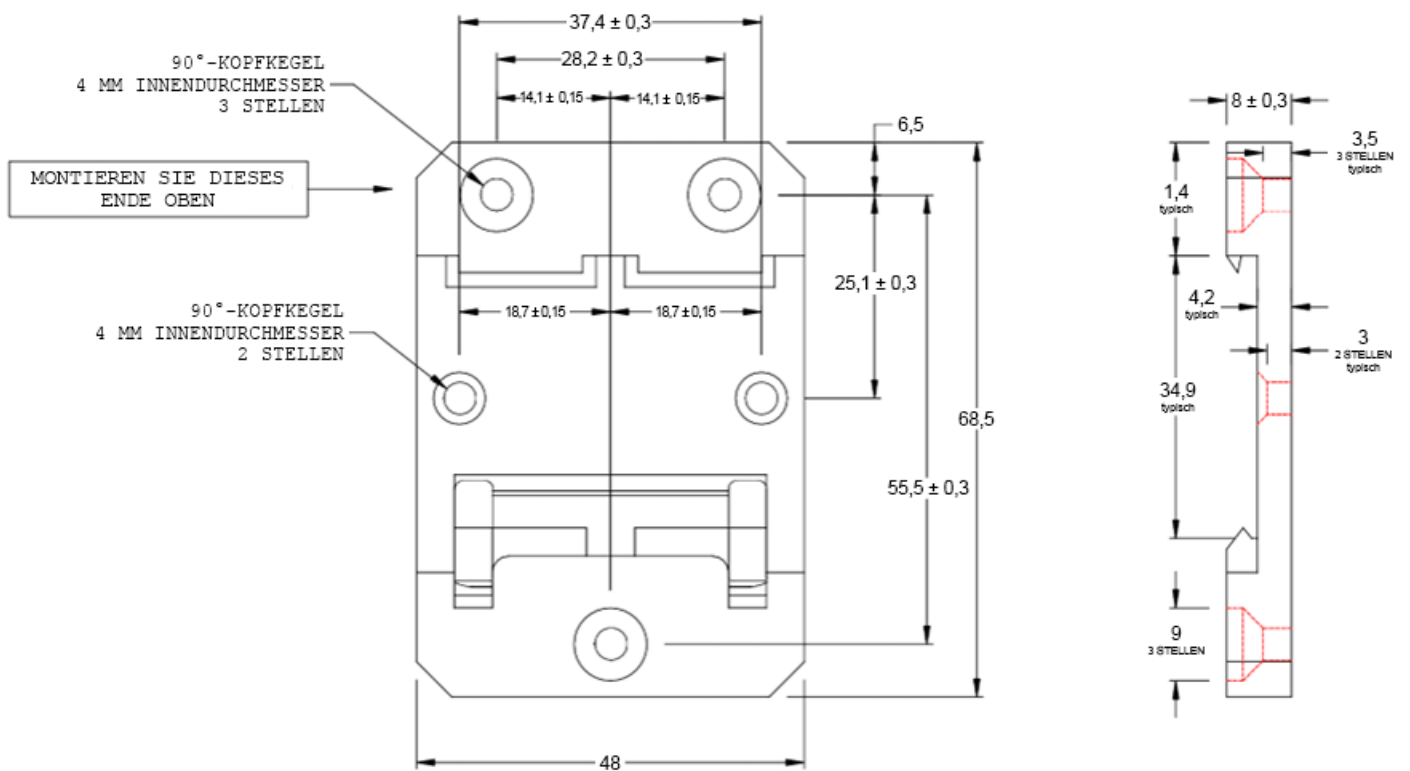


### Mechanische Abmessungen des Geräteadapters

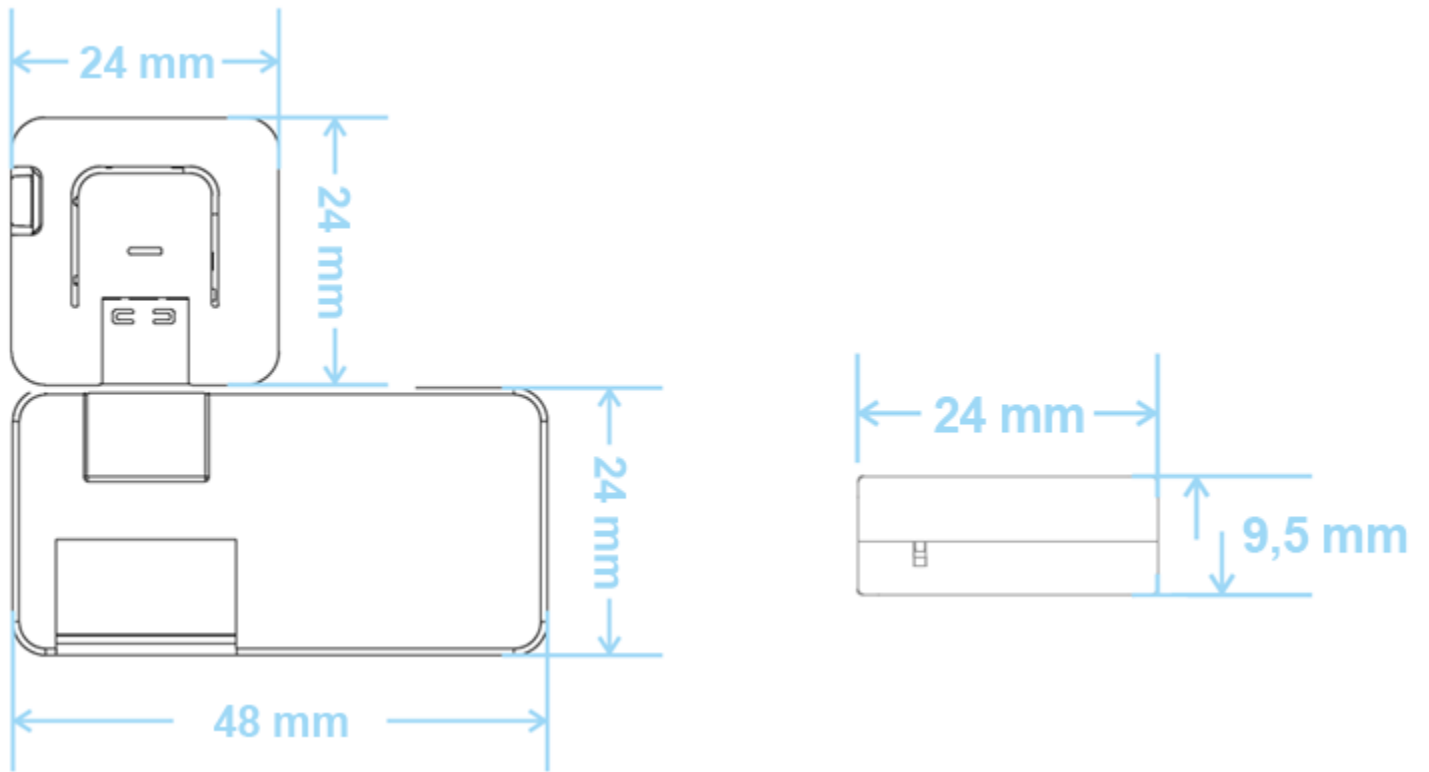


### Mechanische Abmessungen des Ethernet-Basis-Adapters

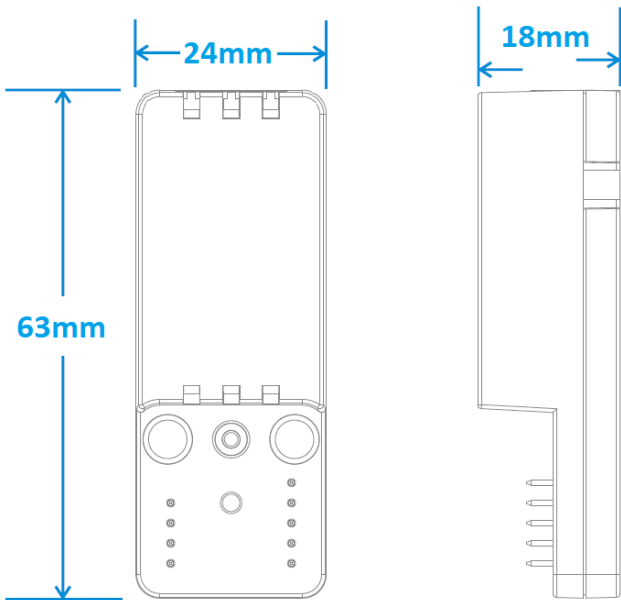

### Adapter Mounting Bracket mechanical dimensions

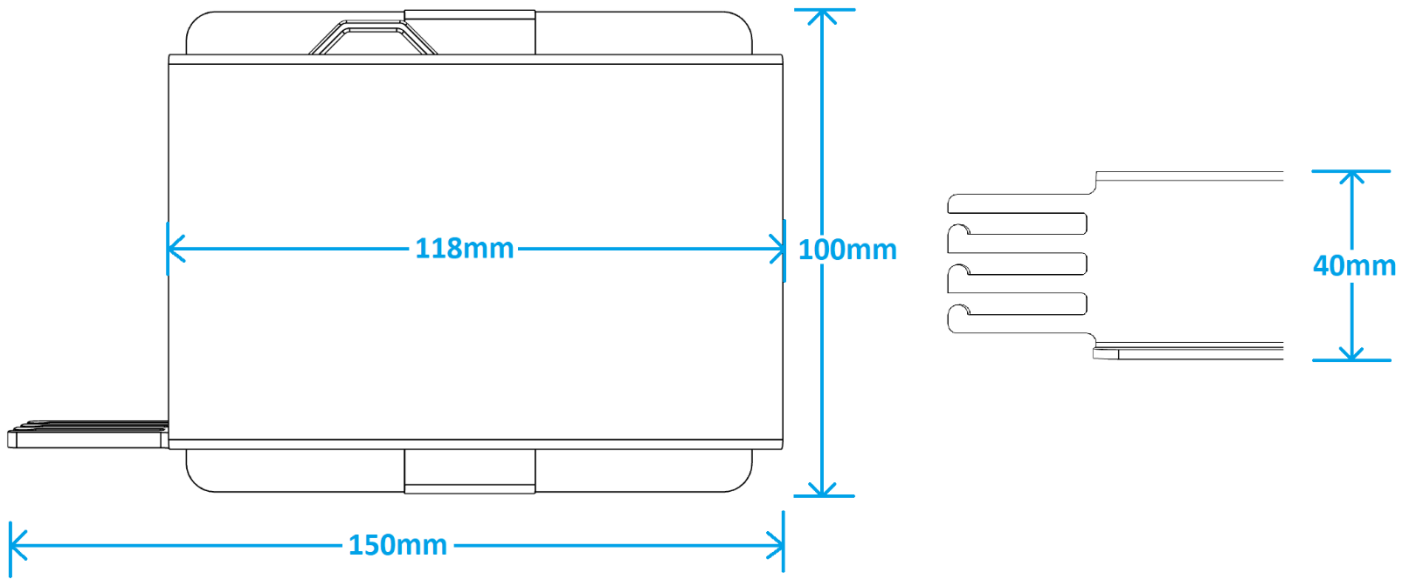

### Sensor Adapter mechanical dimensions

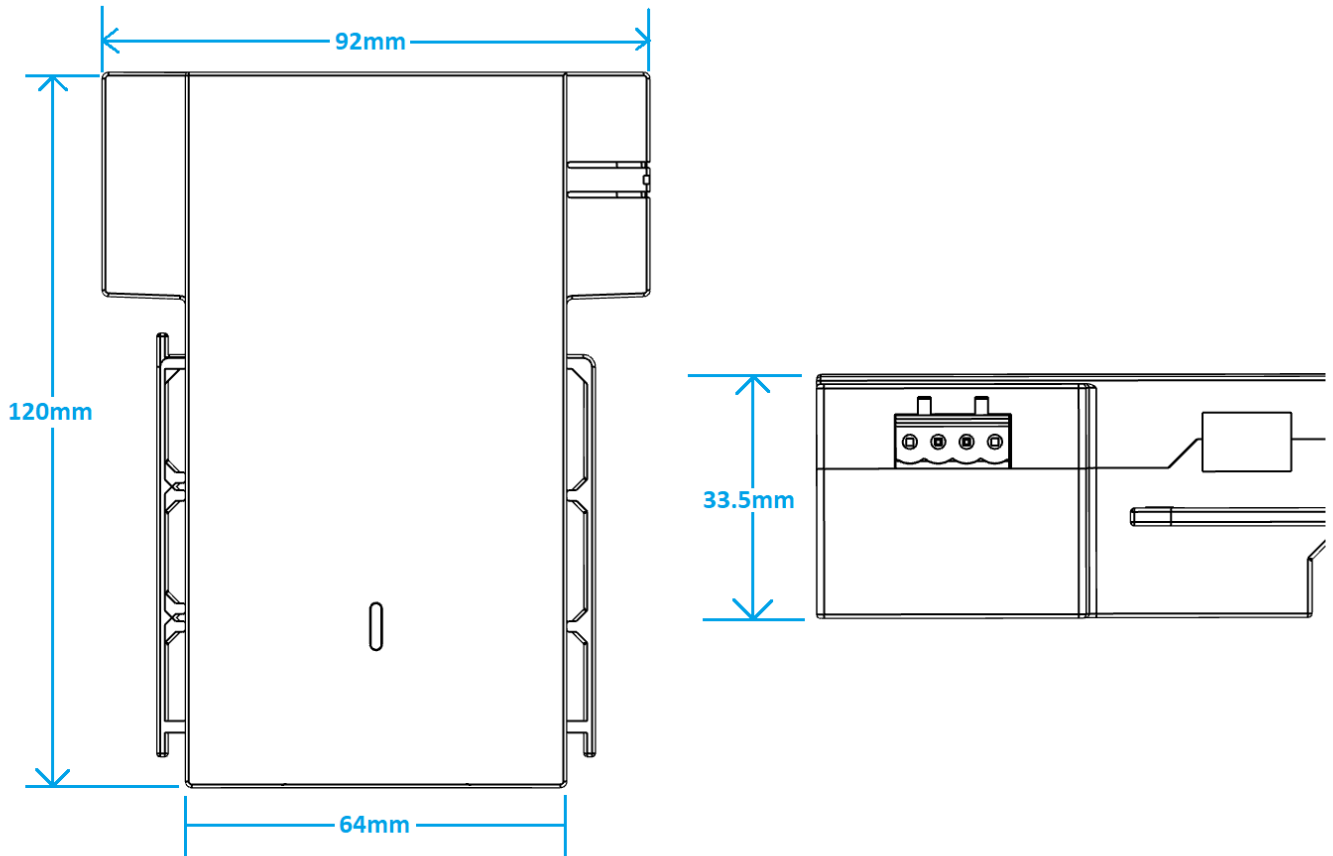

## Stromversorgung

Dieses Produkt ist nicht mit einem EIN/AUS-Schalter ausgestattet. Der Anschluss Power IN dient zum Trennen von der Stromversorgung. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.

### Spezifikationen des Gateway-Netzteils

<b>Stromversorgung</b>	Nominal: 24 V DC; Bereich: 12 bis 24 V DC mit Transientenschutz
<b>Leistungsaufnahme</b>	2 W im Ruhezustand; 15 W Maximum
<b>Spitzenstrombedarf</b>	< 15 W

Der Stromeingang ist gegen Überspannung, Rauschen, Verpolung und Überspannung geschützt.

**Hinweis:** Der Power-IN-Anschluss ist NICHT gegen Kurzschluss geschützt.

### Spezifikationen für die Stromversorgung des Geräteadapters

<b>Stromversorgung</b>	Nominal: 5 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	500 mA (2,5W) Maximum
<b>Spitzenstrombedarf</b>	< 2,5 W

Wenn Sie ein Adapter-Set ohne ein mitgeliefertes Netzteil haben, muss das verwendete Netzteil die oben genannten Spezifikationen erfüllen und über einen USB-C-Stecker verfügen.

### Technische Daten des Netzteils für den Sensoradapter

<b>Netzteil</b>	Nominal: 5 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	2 A (10 W) maximal
<b>Spitzenstrombedarf</b>	< 15 W

## STROMSCHLAGEFAHR

Wenn Sie das Gerät nicht ordnungsgemäß mit Strom versorgen oder nicht alle Bedienungsanweisungen befolgen, besteht die Gefahr eines Stromschlags, der zu Verletzungen oder zum Tod führen und/oder das Gerät oder andere Gegenstände beschädigen könnte.

**Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Verletzungen zu vermeiden und das Gerät sicher mit Strom zu versorgen:**

1. Beachten Sie alle Sicherheits-, Installations- und Betriebsanweisungen.
2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken sind.
3. Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlusskabel:
  - a. in gutem Zustand sind
  - b. den Produkthanforderungen entsprechen und die einschlägigen Normen und Vorschriften erfüllen
4. Verlegen Sie die Kabel mit Sorgfalt. Verlegen Sie die Kabel nicht an Stellen, an denen auf sie getreten oder sie zusammengedrückt werden könnten.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdosen und Stecker in gutem Zustand sind, bevor Sie sie benutzen.
6. Überlasten Sie die Steckdosen und Stecker nicht.
7. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eine ordnungsgemäße Erdungsverbindung hat.
8. Verwenden Sie eine Stromversorgung, die den Anforderungen des Produkts und den einschlägigen Normen und Vorschriften entspricht.
9. Schließen Sie die Stromversorgung erst an, wenn die Installation des Systems abgeschlossen ist.
10. Schließen Sie die Kabel niemals an oder ziehen Sie sie niemals, wenn das System oder die externe Stromversorgung eingeschaltet ist.

## Bevor Sie das Gerät mit Strom versorgen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Installations-, Betriebs- und Sicherheitsanweisungen sorgfältig gelesen haben.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Elektroinstallation korrekt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Normen und Vorschriften ausgeführt wurde.

## Erste Schritte

Im folgenden Abschnitt werden die erforderlichen Schritte zur Einrichtung des Connect Edge-Gateways beschrieben.

Für die meisten Aktivitäten benötigen Sie:

- Einen mit dem Internet verbundenen Computer
- Anmeldedaten für Thermo Fisher Connect
- Connect-Edge-Gateway und -Adapter

**Vorraussetzung:** Bevor Sie beginnen, müssen Sie möglicherweise mit Ihrer lokalen IT-Abteilung dafür sorgen, dass das Connect-Edge-Gateway mit externen Netzwerken kommunizieren kann\*

\* Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Anleitung für die Netzwerkeinbindung in diesem Handbuch.

### Schritt 1: Erstellen Sie ein Thermo-Fisher™-Connect-Konto

Gehen Sie zu [www.thermofisher.com/register](http://www.thermofisher.com/register) und erstellen Sie Ihr kostenloses Thermo Fisher Connect-Konto. Von hier aus haben Sie nach Abschluss der Einrichtung Zugriff auf Ihre Gerätedaten.



#### Why you should create an account

Quickly and easily register to take advantage of these benefits:

- Contracted Pricing • Place and Track Orders • Online Quotes • Earn Rewards

First name: *	<input type="text"/>	Last name: *	<input type="text"/>
Email: *	<input type="text"/>	Password: *	<input type="password"/>
	<small>This will be your username</small>		<small>Password strength</small>
Country or location: *			
<input type="text" value="United States"/>			

(Optional) Installieren Sie die InstrumentConnect-Mobilanwendung auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Melden Sie sich mit der gleichen E-Mail-Adresse und dem gleichen Passwort an, die/das Sie oben für Ihr Thermo-Connect-Konto verwendet haben.



## Schritt 2: Aktivieren Sie Ihr Abonnement

Um auf das Gateway Management-Portal zugreifen zu können, muss der Benutzer zunächst einen gültigen Registrierungsschlüssel mit einem Abonnement registrieren. In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass das Abonnement bereits erworben wurde und der Benutzer den Registrierungsschlüssel erhalten hat. Die Validierung des Registrierungsschlüssels kann bis zu 24 Stunden dauern, daher wird empfohlen, diesen Schritt im Voraus durchzuführen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu: [www.thermofisher.com/productregistration](http://www.thermofisher.com/productregistration). Wählen Sie „Abonnement aktivieren“ aus.
2. Geben Sie die Daten in das Registrierungsformular ein und übermitteln Sie die Registrierungsanfrage (siehe Formular unten).
  - a. Wenn Ihre Organisation nicht in der Dropdown-Liste aufgeführt ist, wählen Sie „Neue Organisation erstellen“ aus.
3. Warten Sie auf die Bestätigung, dass Ihre Registrierungsanfrage erfolgreich war.

## Activate subscription

Quickly and easily register to take advantage of these benefits.

Registration key\*

User details

Name:

Email:

Organization\*

Submit

### Schritt 3: Einrichtung der Hardware

Entscheiden Sie, wie das Gateway mit dem Internet verbunden werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- Ethernet 1 (Standardmäßig aktiviert)
- Wi-Fi (WLAN)
- Mobilfunk

Falls die Verbindung nicht über Ethernet 1 hergestellt wird, ist nach der Initialisierung des Gateways eine Netzwerkkonfiguration erforderlich (die LED Status 1 leuchtet dauerhaft). Falls Sie Ethernet 1 verwenden, muss das Netzwerk über einen Internetzugang verfügen; die Standardeinstellungen basieren darauf, dass ein DHCP-Server vorhanden ist.

Bereiten Sie das Gateway vor, indem Sie die entsprechenden Antennen oder Ethernet-Kabel mit dem ETH-1-Anschluss verbinden.



**Hinweis:** Falls Sie WLAN verwenden, schließen Sie die WLAN-Antennen des Gateways an. Falls Sie ein Mobilfunkgerät verwenden, schließen Sie die Mobilfunkantenne an.



WLAN-Antenne



Mobilfunkantenne

#### Stromversorgung des Gateways:

- A. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil über den Anschluss PWR IN an das Gateway an.
- B. Sobald die Stromversorgung hergestellt ist, blinkt die STATUS-LED 1 am Connect-Edge-Gateway, während sich das Gateway vorbereitet. Warten Sie, bis die Status-LED 1 dauerhaft grün leuchtet.

**Hinweis:** Der Initialisierungsprozess des Gateways kann bis zu 10 Minuten dauern. Nach der Registrierung des Gateways sind die Boot-Zeiten länger. Mit jedem registrierten Gerät erhöht sich die Boot-Zeit weiter.

Bereiten Sie Ihre(n) Adapter vor, indem Sie den Adapter auspacken und alle Komponenten identifizieren. Thermo Scientific-Geräte verwenden Geräteadapter-Sets, um Daten an das Connect Edge-Gateway zu übertragen. Ein Sensoradapter-Set kann für alle zusätzlichen Sensoren verwendet werden, die Sie zu Thermo Scientific-Geräten hinzufügen möchten. Das Sensoradapter-Set kann auch verwendet werden, um unabhängige Sensordaten an das Connect Edge-Gateway für andere OEM-Geräte zu übertragen.

### Geräteadapter-Set



1. Geräteadapter
2. Montagezubehör
3. Serielles Gerätekabel
4. USB-C-Konfigurationskabel
5. Netzstecker
6. USB-C-Stromkabel


### Device Adapter Mounting Bracket



Connect-Edge-PoE-Adapter: Option variiert je nach Ort.



Sensoradapter-Set (Sensoren nicht abgebildet)

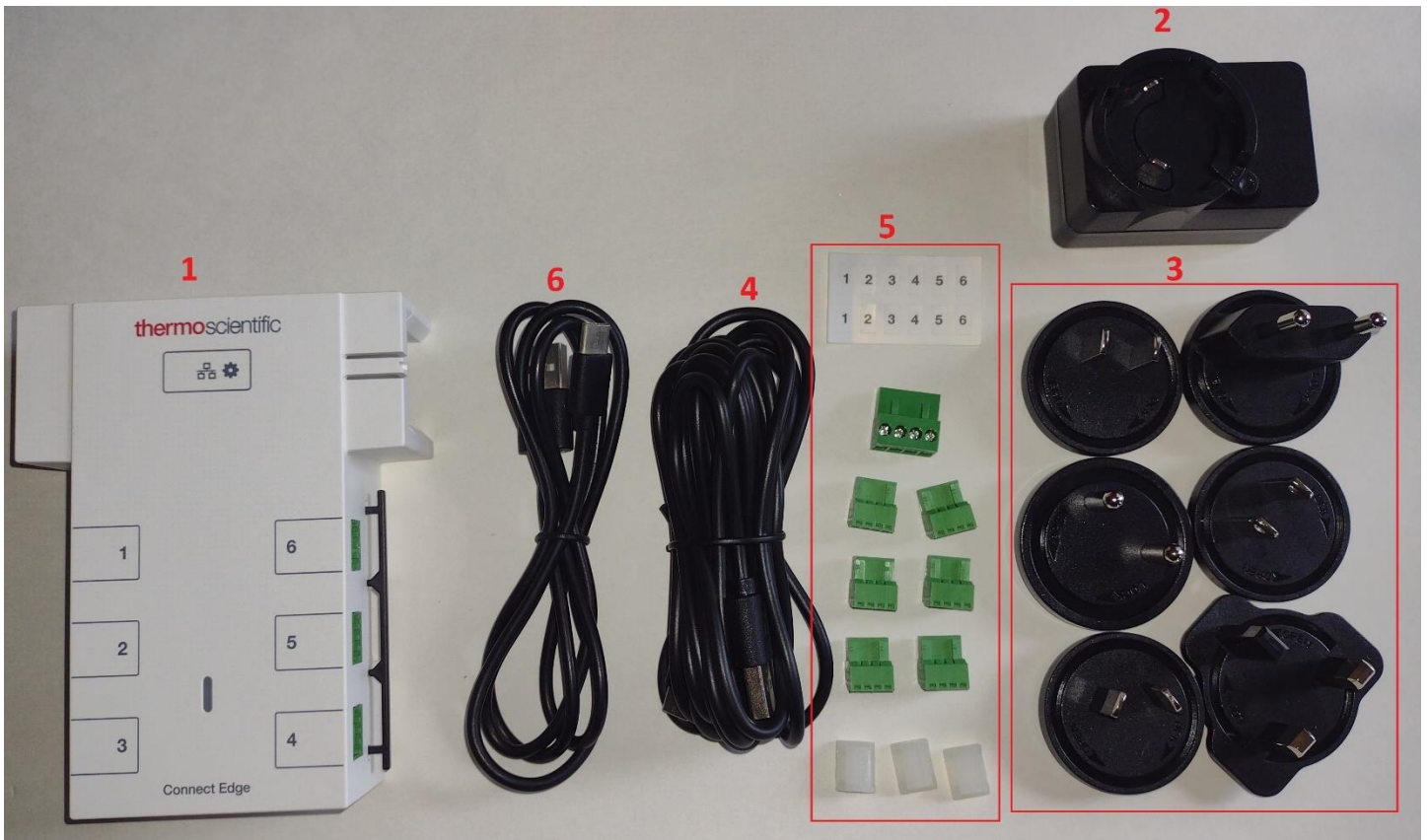

1. Sensoradapter
2. Netzteil (nicht in allen Sets enthalten)
3. Netzteilstecker (nicht in allen Sets enthalten)
4. USB-C-Stromkabel
5. Zubehör (Stecker, Steckeretiketten, Kabelklemmen)
6. USB-C-Konfigurationskabel

## Herstellen einer Verbindung mit dem Internet:

Das Connect Edge-Gateway versucht nach dem Hochfahren, auf das Internet zuzugreifen. Eine Internetverbindung ist erforderlich, um die restlichen Schritte auszuführen. Bei der standardmäßigen Ethernet-Methode müssen vor der Verbindung keine Konfigurationsänderungen vorgenommen werden. Falls Sie also über Ethernet verbunden sind, fahren Sie mit Schritt 4: Registrierung des Gateways fort.

Für die Mobilfunk- und/oder WLAN-Optionen ist eine Netzwerkkonfiguration auf der lokalen Benutzeroberfläche (UI) des Gateways erforderlich. So stellen Sie eine Verbindung mit der lokalen Benutzeroberfläche her:

1. Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Computers für die statische IP-Adresse 172.16.0.10 (Informationen zur Einstellung einer statischen IP-Adresse finden Sie im Abschnitt **„Einstellen der statischen IP-Adresse des PCs“**).
2. Verbinden Sie Ihren Computer über ein Ethernet-Kabel direkt mit dem ETH-0-Anschluss des Gateways.
3. Navigieren Sie im Webbrowser zu: <https://172.16.0.1/>
4. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort wie folgt ein.
  - a. Benutzername: admin
  - b. Passwort: <aktuelles Passwort> (Standard ist die Seriennummer des Gateways)

**HINWEIS:** Weitere Optionen für den Zugriff auf die lokale Benutzeroberfläche finden Sie unter **„Verbinden mit der lokalen Benutzeroberfläche des Gateways“**.

### WLAN-Internetzugang

- Wählen Sie das Netzwerk-Symbol > Registerkarte Internetverbindung > Konfiguration bearbeiten aus.
- Wählen Sie WLAN als Netzwerkschnittstelle aus
- Füllen Sie das Formular aus
  - a. Um den Zugriff auf die lokale Benutzeroberfläche über WLAN 1 in Zukunft zu ermöglichen:
    - a. Stellen Sie „Lokale Aktivierung (Benutzeroberflächen- und Gerätezugriff)“ auf „Ja“ ein.
    - b. Verwenden Sie die Einstellung „Zulässiges Netzwerk“ (IP-Bereich für lokalen Zugriff einschränken), um den Zugriff einzuschränken. Verwenden Sie 0.0.0.0/0, um jede IP-Adresse zuzulassen.
- Wählen Sie „Änderungen speichern“ aus

### Mobilfunk-Zugang

1. Installieren Sie die SIM-Karte (nicht mitgeliefert)
2. Wählen Sie das Netzwerk-Symbol > Registerkarte Internetverbindung > Konfiguration bearbeiten aus.
3. Wählen Sie Mobilfunk als Netzwerkschnittstelle aus
4. Füllen Sie das Formular aus
  - a. Die Einstellungen für das Mobilfunknetz müssen vom Mobilfunkanbieter bereitgestellt werden
5. Wählen Sie „Änderungen speichern“ aus

## Schritt 4: Registrierung des Gateways

Sobald Ihr Gateway mit dem Internet verbunden ist, muss es bei Thermo Fisher Connect registriert werden.

1. Gehen Sie mit einem internetfähigen Gerät zu [www.thermofisher.com/gatewaymanager](http://www.thermofisher.com/gatewaymanager) und melden Sie sich mit Ihren Thermo Fisher Connect-Anmeldedaten an. Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie zum Gateway-Management-Startbildschirm weitergeleitet.

ThermoFisher Scientific Connect Platform Gateway Management

Management Monitoring

Total Gateways: 46 (15 Online, 31 Offline) | Total Devices: 65

Search serial number [ ] Connection [ ] Organization [ ] Status [ ] Register gateway

Serial number	Connection	Gateway model	Organization	Status	OPC UA	Actions
Y120M2A0067	Offline	ReliaGATE 10-12 (IoT Gateway)	ThermoFisher Scientific	Active	<input type="checkbox"/>	...
Y123C4C0076	Online	ReliaGATE 10-12 (IoT Gateway)	ThermoFisher LPD Alchemists	Active	<input checked="" type="checkbox"/>	...
Y122EQA0047	Online	ReliaGATE 10-12 (IoT Gateway)	ThermoFisher LPD Alchemists	Active	<input type="checkbox"/>	...
Y121MLJA0090	Online	ReliaGATE 10-12 (IoT Gateway)	ThermoFisher LPD Alchemists	Active	<input type="checkbox"/>	...
Y120KFA0020	Offline	ReliaGATE 10-12 (IoT Gateway)	ThermoFisher Scientific	Active	<input type="checkbox"/>	...

Results per page: 6 of 46

2. Wählen Sie Registrierung des Gateways aus und geben Sie die Seriennummer und die ETH-0-MAC-Adresse ein. Diese finden Sie auf dem unteren Etikett des Gateways.


## Register gateway

Enter the information to register a gateway. (\* Required fields)

Gateway serial number \*

Gateway MAC address \*

Organization (Based on)

MAC address needed for validation. You can find it on the Gateway label:  


Cancel Register gateway



3. Wählen Sie aus dem vorgegebenen Dropdown-Menü Ihre Organisation aus. Drücken Sie auf „Gateway registrieren“.

Nach der Registrierung des Gateways werden Sie zur Flottenseite des Gateways weitergeleitet. Vergewissern Sie sich, dass der Status des neuen Gateways von **Registriert** auf **Aktiv** wechselt, bevor Sie fortfahren. Wenn der Status auf „Registriert“ bleibt, liegt das normalerweise daran, dass das Gateway keinen Internetzugang hat. Überprüfen Sie die Internetkonfiguration und die Verbindungen.

## Schritt 5: Registrierung von Geräten am Gateway

Ihr Connect Edge-Gateway kann eine Verbindung für 10 oder mehr Geräte bereitstellen. Um eine Überlastung des Gateways zu vermeiden, sollten Sie stets sicherstellen, dass die CPU-Auslastung bei oder unter 75 % liegt. Eine Auslastung von mehr als 75 % kann zu einem unzuverlässigen Systembetrieb führen. Die CPU-Auslastung kann durch folgende Schritte überprüft werden, die unter „Gateway – Details“ beschrieben sind

### 1. Sammeln Sie die für die Registrierung erforderlichen Informationen

Stimmen Sie die Adapter und Geräte, die Sie an einem Gateway registrieren wollen, aufeinander ab. Vergewissern Sie sich, dass der Adaptertyp (d. h. RS232, RS485 usw.) für das zu registrierende Gerät geeignet ist. Notieren Sie sich die folgenden Angaben für alle Adapter/Geräte, die Sie registrieren möchten:

1. Seriennummer des Edge-Gateways
2. Gerätenamen (wählen Sie einen eindeutigen Namen für das Gerät aus)
3. Seriennummer des Geräts (befindet sich auf dem Produktetikett)
4. Eventuell erforderliche Verbindungseinstellungen des Geräts (z. B. Baudrate)
5. MAC -Adresse des Adapters (an der Seite oder unten auf dem Adapter)
6. Seriennummer des Adapters (auf der Ober- oder Unterseite des Adapters)
7. Für einen Sensoradapter (Sensorgruppe):
  - Name des zuzuordnenden registrierten Geräts (optional)
  - Sensormodelle und verknüpfte Sensoradapterkanäle, die verwendet werden (können nach der Registrierung konfiguriert werden)

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Gateway-Management das Gateway aus, dem Sie Geräte hinzufügen möchten. Das Gateway muss den Status „Aktiv“ und „Online“-Verbindung haben, bevor Sie Geräte an diesem Gateway registrieren können.

Serial number	Connection	Gateway model	Organization	Status	OPC UA	Actions
Y122EQA0047	Online	ReliaGATE 10-12 (IoT Gateway)	ThermoFisher LPD Alchemists	Active	<input type="checkbox"/>	...

3. Wählen Sie im linken Navigationsbereich des Bildschirms Gateway-Management die Option **Geräte** aus. Klicken Sie auf **Gerät registrieren**, um ein neues Gerät am Gateway zu registrieren.

Serial number: Y122GCA0086 Organization: Lab\_Edge\_MSD\_Release\_1 Region: Global

Register new device to gateway.  
You have no devices registered in this gateway.

4. Wählen Sie den Gerätetyp und das Gerätemodell aus.

**Hinweis:** Bei Geräteadaptern müssen Sie die im Dropdown-Feld aufgeführte Modellreihe mit Ihrem Gerät abgleichen. Siehe Tabelle unter [www.thermofisher.com/edgecompatible](http://www.thermofisher.com/edgecompatible). Wählen Sie für einen Sensoradapter die Option „Sensorgruppe“ aus.

5. Wählen Sie die Zugangsart aus (falls vorhanden).

Connect-Edge-Geräteadapter: bei Verwendung eines Adapters.

Direkte Kabelverbindung (Seriell/USB): Falls das Gerät direkt mit dem USB-Anschluss des Gateways verkabelt ist.

**Falls Sie einen Adapter verwenden, geben Sie die folgenden Informationen ein:**

MAC-Adresse des Adapters: MAC-Adresse des Connect Edge-Adapters (befindet sich an der Kante oder unten auf dem Adapter)

Seriennummer des Adapters: Seriennummer des Connect Edge-Adapters (befindet sich auf der Ober- oder Unterseite des Adapters)

**Falls Sie die direkte Kabelverbindung verwenden, geben Sie die folgenden Informationen ein:**

Serieller Anschluss: USB 0, USB 1 oder USB 2 (dies ist der seitliche USB-Anschluss)

6. Geben Sie die Seriennummer Ihres Geräts ein: Die Seriennummer finden Sie auf dem Etikett Ihres Geräts.
7. Geben Sie Ihren Gerätenamen ein: Vom Benutzer vergebenen Name (mindestens 3 Zeichen).

Device type  
Ultra-Low Temperature Freezer

Device model:  
TSX Standard Series

Adapter network configuration:  
Network interface: Disabled

**Note:** Adapter network settings must be configured prior to configuring the adapter

Enter the device information. (\* Required fields)

Access type\*  
Connect Edge Instrument Adapter

Adapter serial number ⓘ  
Enter the adapter serial number (Connect Edge Instrument Adapter)

Adapter mac address\* ⓘ  
4c7525c61010

Device serial number\* ⓘ  
SN1122334455

Device name\*  
Lab234\_Freezer12

Cancel Initiate Registration


8. Nur bei einem Sensoradapter: Wählen Sie optional das Gerät aus dem Dropdown-Menü „Sensoren mit einem Gerät verknüpfen“, um ein aktuell registriertes Gerät auszuwählen, das die Sensordaten empfangen soll.
9. Nur bei einem Sensoradapter: Erweitern Sie die Abschnitte zur Sensorkonfiguration, um Sensoren auszuwählen und zu konfigurieren. Dies wird im Abschnitt „**Konfiguration von Sensoradaptern**“ ausführlich beschrieben.
10. Klicken Sie auf „**Registrierung starten**“.
11. Wenn die Netzwerkeinstellungen des Adapters nicht konfiguriert sind, wird eine Aufforderung angezeigt, diese Einstellungen zuzulassen. Wählen Sie „Ja“ aus, um die Netzwerkeinstellungen des Adapters jetzt zu konfigurieren. Folgen Sie den Anweisungen in **Schritt 6: Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen des Adapters**. Wählen Sie „Nein“ aus, um die Netzwerkeinstellungen des Adapters später zu konfigurieren. Beachten Sie, dass die Netzwerkeinstellungen des Adapters konfiguriert werden müssen, bevor der Adapter mit dem Gateway-USB verbunden wird, um die Konfiguration anzuwenden.

Adapter network configuration


Adapter network configuration is disabled. Would you like to enable it?

No Yes

**Hinweis:** Sobald das Gerät erfolgreich registriert wurde, erhält der Benutzer eine Bestätigungsmeldung in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

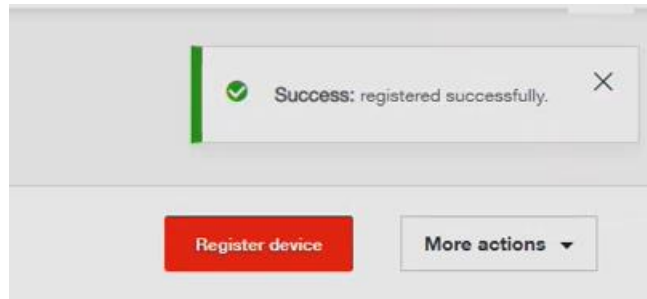

12. Aktualisieren Sie die Seite regelmäßig, um die Änderung des Gerätestatus zu sehen. Der Status wird zunächst als **Registrierung** angezeigt und ändert sich schließlich zu **Aktiv**. Fahren Sie erst dann mit dem nächsten Schritt fort, nachdem der Status auf Aktiv geändert wurde.

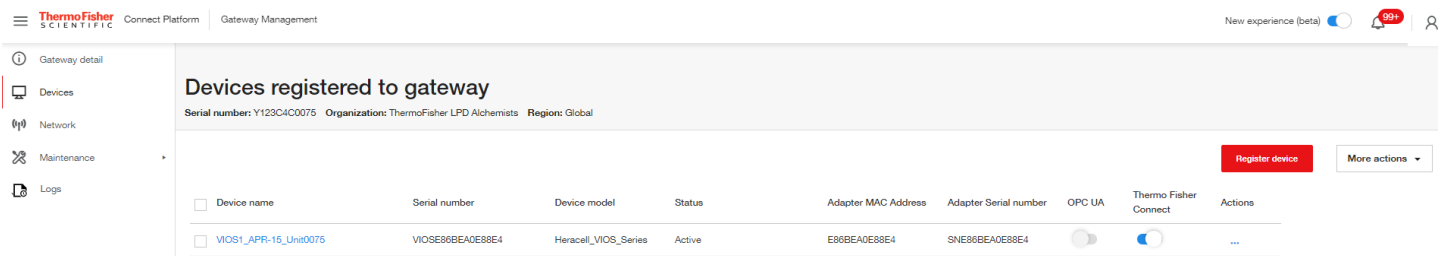

**Hinweis:** Falls mehrere Geräte zu registrieren sind, empfiehlt es sich, alle Geräteregistrierungen zu diesem Zeitpunkt vorzunehmen.

## Schritt 6: Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen des Adapters

**Hinweis:** Sobald Sie diesen Schritt einmal durchgeführt haben, brauchen Sie ihn nicht zu wiederholen, falls weitere Adapter dieselben Netzwerkeinstellungen verwenden.

### 1. Legen Sie die Netzwerkeinstellungen des Adapters fest

- Der Adapter stellt die Verbindung zum Connect Edge-Gateway über WLAN oder Ethernet her. Dies ist je nach Verfügbarkeit im Land und der von Ihnen ausgewählten Hardware unterschiedlich. In den meisten Fällen ist die standardmäßige WLAN-Verbindung die einfachste Option. Falls WLAN jedoch für die Umgebung nicht akzeptabel ist (aufgrund der Reichweite oder anderer Einschränkungen), steht die PoE- oder Ethernet-Option als mögliche Lösung zur Verfügung. Die Verwendung einer kabelgebundenen Verbindung erfordert entweder eine neue oder eine vorhandene Ethernet-Infrastruktur wie Kabel und Schalter.

**Hinweis:** Falls der PoE-Adapter angeschlossen ist, wird WLAN deaktiviert und kann nicht verwendet werden.

#### Falls Sie einen WLAN-Adapter verwenden:

Der Adapter kann direkt mit dem Edge-Gateway verbunden werden, oder er kann mit einem Netzwerk verbunden werden, in dem sich das Gateway befindet. Falls er direkt mit dem Edge-Gateway verbunden ist, sind keine weiteren Informationen erforderlich. Sobald Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, sind die folgenden Informationen erforderlich:

- WLAN-Name (SSID) und Passwort
- Authentifizierungssicherheitstyp
- Digitales Zertifikat (falls erforderlich, je nach Authentifizierungstyp)

#### Bei Verwendung des Adapters mit einer Ethernet-Basis:

- Es werden ein Ethernet-Anschluss und ein Kabel benötigt.
- Falls eine PoE-Stromversorgung gewünscht wird, muss die Netzwerkverbindung mit einem PoE-Quellgerät verbunden werden (nur für Adapter, die PoE-Stromversorgung unterstützen).

Der Adapter wird auch mit der spezifischen Gateway-Netzwerkschnittstelle (IP-Adresse) konfiguriert, die er verwenden wird. Die Gateway-Schnittstellen sind Ethernet 0, WLAN 0, Ethernet 1 oder WLAN 1 und müssen entsprechend konfiguriert werden, um Adapterverbindungen zu ermöglichen.

## 2. Auf die Netzwerkkonfiguration des Adapters zugreifen

Auf die Netzwerkkonfiguration des Adapters kann entweder über das Edge-Management-Portal oder über die lokale Gateway-Benutzeroberfläche zugegriffen werden. Ein Gerät muss registriert werden, bevor die Adapterkonfiguration verfügbar ist.

Zugriff über das Edge Management-Portal (empfohlen)

Option 1: Die Geräteregistrierung bietet dem Benutzer die Möglichkeit, direkt eine Verbindung zur Netzwerkkonfiguration des Adapters herzustellen, wenn der Adapter deaktiviert wurde.

Option 2: Navigieren Sie manuell zur Seite, wie folgt:

1. Melden Sie sich über [www.thermofisher.com/gatewaymanager](http://www.thermofisher.com/gatewaymanager) beim Thermo Fisher Connect Gateway-Management an.
2. Suchen Sie auf dem Gateway Management-Bildschirm das Gateway, für das der Adapter registriert wurde, und klicken Sie auf die Seriennummer des Gateways.
3. Gehen Sie im Bildschirm Gateway-Details zum linken Navigationsbereich und klicken Sie auf Netzwerk.
4. Wählen Sie die Registerkarte „Adapterkonfiguration“ aus.

Zugriff über lokale Benutzeroberfläche des Gateways

HINWEIS: Weitere Optionen für den Zugriff auf die lokale Benutzeroberfläche finden Sie unter „Verbinden mit der lokalen Benutzeroberfläche des Gateways“. Informationen zu unterstützten Einstellungen und Netzwerktopologien finden Sie unter „Anleitung für die Netzwerkeinbindung“.

Melden Sie sich über ein Benutzergerät (PC, Smartphone) wie folgt bei der lokalen Benutzeroberfläche des Edge Gateway an:

1. Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Computers für die statische IP-Adresse 172.16.0.10 (Informationen zur Einstellung einer statischen IP-Adresse finden Sie im Abschnitt **Einstellen der statischen IP-Adresse des PCs**).
2. Verbinden Sie Ihren Computer über ein Ethernet-Kabel direkt mit dem ETH-0-Anschluss des Gateways.
3. Navigieren Sie im Webbrowser zu: <https://172.16.0.1/>
4. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort wie folgt ein.
  - a. Benutzername: admin
  - b. Passwort: <aktuelles Passwort> (Standard ist die Seriennummer des Gateways)
5. Wählen Sie das **Netzwerk**-Symbol aus dem linken Navigationsmenü aus.
6. Konfigurieren Sie die Internet- oder lokalen Einstellungen (falls erforderlich)
  - a. Falls Sie den Adapter über WLAN mit dem Zugangspunkt des Gateways verbinden, aktivieren Sie den WLAN-0-Zugangspunkt:
    - i. Wählen Sie die Registerkarte „Lokale Verbindung“ aus.
    - ii. Wählen Sie WLAN-Konfiguration bearbeiten aus
    - iii. Aktivieren Sie WLAN 0 (falls nicht aktiviert)
    - iv. Stellen Sie den Wireless-Modus auf „Zugangspunkt“ (die Standardeinstellungen können verwendet werden).
    - v. Wählen Sie Änderungen speichern aus
  - b. Falls Sie den Adapter an die Internet-Schnittstelle des Gateways anschließen
    - i. Wählen Sie die Registerkarte Internetverbindung aus
    - ii. Wählen Sie Konfiguration bearbeiten aus
    - iii. Stellen Sie „Lokal (Benutzeroberflächen- und Gerätezugriff)“ auf „Ja“ ein.
    - iv. Legen Sie das erlaubte Netzwerk (lokalen Zugriff auf IP-Bereich beschränken) auf Filtern von IP-Adressen fest (0.0.0.0/0 verwenden, um alle IP-Adressen zu aktivieren).
    - v. Wählen Sie Änderungen speichern aus
7. Wählen Sie die Registerkarte „Adapterkonfiguration“ aus.

## 3. Einstellungen der Registerkarte „Adapterkonfiguration“

- a. Wählen Sie die Registerkarte Adapterkonfiguration aus
- b. Falls Sie den Adapter über WLAN mit dem Zugangspunkt des Connect Edge-Gateways verbinden:

- i. Stellen Sie die Netzwerkschnittstelle auf „Gateway WLAN“ ein
- ii. Speichern Sie die Einstellungen
- c. Falls Sie den Adapter über WLAN mit einem anderen Zugangspunkt verbinden:
  - i. Stellen Sie die Netzwerkschnittstelle auf „WLAN“ ein
  - ii. Wählen Sie „DHCP verwenden“ aus (IP-Adresse automatisch beziehen) oder geben Sie statische IP-Einstellungen ein.
  - iii. Wählen Sie die Gateway-Schnittstelle aus (Anleitung siehe unten)
  - iv. Speichern Sie die Einstellungen
- d. Bei Anschluss des Adapters über Ethernet
  - i. Stellen Sie die Netzwerkschnittstelle auf „Ethernet“ ein
  - ii. Wählen Sie „DHCP verwenden“ aus (IP-Adresse automatisch beziehen) oder geben Sie statische IP-Einstellungen ein.
    1. Statische IP-Adressen werden den Adapters in der Reihenfolge vom niedrigsten zum höchsten Wert zugewiesen.
  - iii. Wählen Sie die Gateway-Schnittstelle aus (Anleitung siehe unten).
  - iv. Speichern Sie die Einstellungen

The screenshot shows the 'Network configuration' interface for a ThermoFisher Scientific Connectivity Gateway. The 'Adapter configuration' tab is active. The configuration includes:

- Network interface:** Wi-Fi
- Using DHCP:** Checked
- Network security:** WPA2
- Network name (SSID):** TF\_GW\_803e
- Password:** [Redacted]
- Gateway Interface:** Wi-Fi 1

Buttons for 'Cancel' and 'Save changes' are visible at the bottom of the configuration area.

Beschreibungen für die Einstellungen der Netzwerkschnittstelle und der Gateway-Schnittstelle


- a. Netzwerkschnittstelle: Legt fest, wie der Adapter mit dem Netzwerk verbunden wird:
  - i. WLAN: Der Adapter wird über WLAN mit dem lokalen Netzwerk verbunden.
  - ii. Ethernet: Der Adapter wird über das PoE-/Ethernet-Basiszubehör mit dem lokalen Netzwerk verbunden.
  - iii. Gateway WLAN: Der Adapter stellt die Verbindung zum Gateway über WLAN direkt mit dem Zugangspunkt des Gateways her. (Alle Einstellungen werden automatisch konfiguriert, falls diese Einstellung ausgewählt wird)
- b. Gateway-Schnittstelle: Wählen Sie aus, mit welchem Gateway-Port der Adapter kommunizieren soll.
  - i. Ethernet 0: Der Adapter sendet Daten an die IP-Adresse für Gateway-Ethernet 0.
  - ii. Ethernet 1: Der Adapter sendet Daten an die IP-Adresse für Gateway-Ethernet 1.
  - iii. WLAN 0: Der Adapter sendet Daten an die IP-Adresse für Gateway-WLAN 0.
  - iv. WLAN 1: Der Adapter sendet Daten an die IP-Adresse für Gateway-WLAN 1.
  - v. Manuell: Der Adapter sendet Daten an die manuell eingegebene IP-Adresse.

**HINWEIS:** Anleitung zur Auswahl der Gateway-Schnittstelle:

- Die Schnittstelle muss aktiviert und mit demselben Netzwerk wie der Adapter verbunden sein.
- Der Schnittstelle muss eine IP-Adresse zugewiesen werden.
- Wenn Ethernet 1 oder WLAN 1 ausgewählt ist, muss die Einstellung „Lokal aktivieren“

(Benutzeroberflächen- und Gerätezugriff)“ auf „Ja“ gesetzt sein.

#### 4. Überprüfen Sie die zusammengefassten Einstellungen

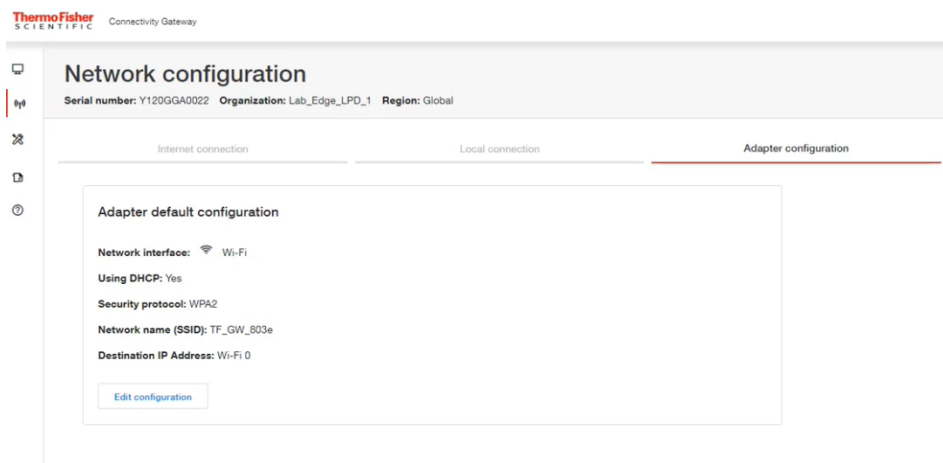

#### Schritt 7: Adapterkonfiguration anwenden, Montage am Gerät

1. Schließen Sie den Adapter mit dem mitgelieferten Konfigurationskabel an den USB 0- oder USB 1-Anschluss des Gateways an. Die Einstellungen der Geräte- und Netzwerkkonfiguration werden automatisch auf den Adapter angewendet.
2. Beobachten Sie die Adapter-LED. Sie blinkt weiß, um anzuzeigen, dass die Konfiguration läuft. Dann wechselt sie auf:
  - a. Grünes Blinken für eine erfolgreiche Konfiguration. Wenn die LED grün blinkt, ist der Adapter konfiguriert und bereit, an ein Gerät (ULT, Inkubator usw.) angeschlossen zu werden.
  - b. Rotes Blinken für ein Problem mit den Konfigurationseinstellungen. Lesen Sie den Abschnitt zur Fehlerbehebung, falls Probleme auftreten.
3. Trennen Sie den Adapter vom Gateway und folgen Sie dem Abschnitt zur „Installation der Adapterhardware“, um den Adapter an Ihrem Gerät zu befestigen.

**Hinweis:** Falls Sie mehrere Adapter mit denselben Netzwerkeinstellungen konfigurieren, wiederholen Sie Schritt 7 für jeden Adapter. Falls die Adapter unterschiedliche Netzwerkeinstellungen erfordern, wiederholen Sie Schritt 6, um die Einstellungen zu ändern, bevor Sie Schritt 7 ausführen.

#### Schritt 8: Greifen Sie auf Geräte über InstrumentConnect zu



Sobald Ihre Adapter auf Ihren Geräten installiert sind und diese mit dem Netzwerk kommunizieren, können Sie Ihre Geräte auf InstrumentConnect überwachen, einem Teil der Thermo Fisher Connect-Plattform. Dazu müssen Sie Ihre normale Internetverbindung auf Ihrem Computer wiederherstellen und zu [www.thermofisher.com/edgelogin](http://www.thermofisher.com/edgelogin) navigieren (oder die InstrumentConnect-Anwendung auf Ihrem Smartphone/Tablet verwenden).


#### Neue Geräteverbindungen

Sobald Sie sich bei Ihrem Thermo-Fisher-Connect-Konto angemeldet haben, werden Ihre neuen Geräte in Ihrem Instrumenten-Dashboard angezeigt, auf das Sie zugreifen können, indem Sie Instrumente>Verbundene Geräte aus dem Hamburger-Menü auf der linken Seite auswählen. Sie können auch auf die Zusammenfassung des Zustands zugreifen, indem Sie Instrumente>Edge Management>Monitor auswählen. Sie erhalten eine E-Mail-Bestätigung für jedes Ihrer überwachten Geräte.

Sie können Ihre InstrumentConnect-Einstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Weitere Merkmale und Funktionen der Anwendung „[InstrumentConnect](#)“ finden Sie im Abschnitt über InstrumentConnect.

## Instrument dashboard

Sort by:    

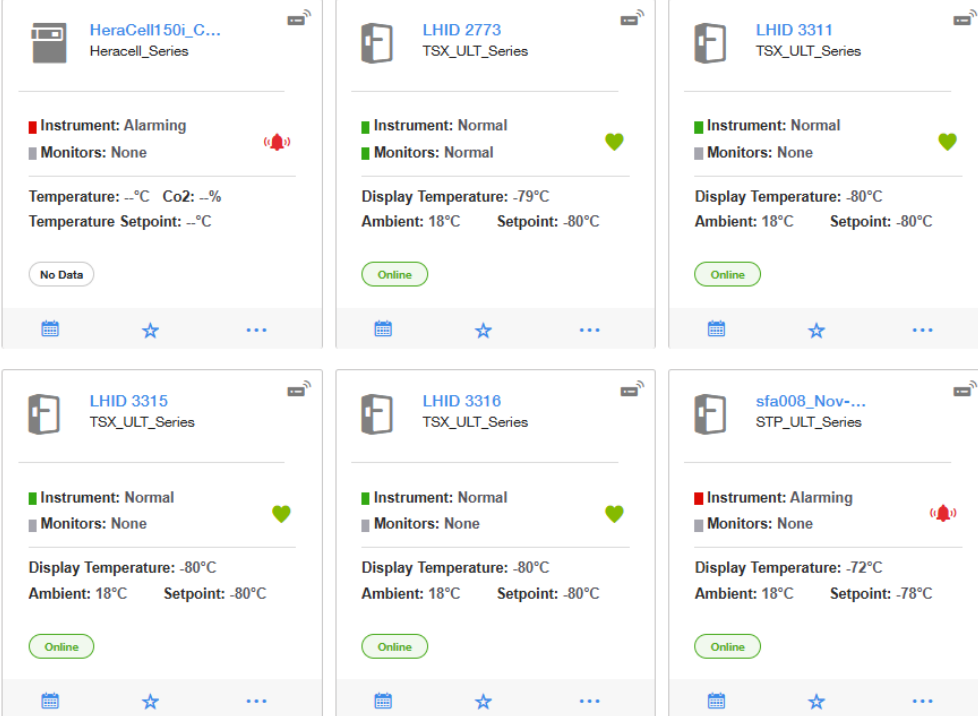

Instrument Name	Status	Monitors	Display Temperature	Ambient	Setpoint
HeraCell150i_C... Heracell_Series	Alarming	None	--°C	--°C	--°C
LHID 2773 TSX_ULT_Series	Normal	Normal	-79°C	18°C	-80°C
LHID 3311 TSX_ULT_Series	Normal	None	-80°C	18°C	-80°C
LHID 3315 TSX_ULT_Series	Normal	None	-80°C	18°C	-80°C
LHID 3316 TSX_ULT_Series	Normal	None	-80°C	18°C	-80°C
sfa008_Nov-... STP_ULT_Series	Alarming	None	-72°C	18°C	-78°C

## Konfiguration des Sensoradapters

Der Connect Edge-Sensoradapter bietet Anschlussmöglichkeiten für bis zu 6 analoge Sensoren und 1 digitalen Sensor. Diese Sensoren werden als Sensorgruppen-Gerät gruppiert und können optional auch mit einem anderen Gerät verbunden werden, das bei demselben Gateway registriert ist. Wenn der Sensor mit einem anderen Gerät verbunden ist, ist die Sensortelemetrie unter diesem Gerät verfügbar. Thermo Scientific bietet Sensoren an, die als Einzelsensoren oder als Teil eines Sensor-Sets erworben werden können. Für Sensoren, die nicht von Thermo Scientific angeboten werden, können Sensoren mit einem 4-20-mA-Ausgang, einem Spannungsausgang (bis zu 30 V) oder einem potenzialfreien Kontakt unterstützt werden.

### Sensorkonfiguration eingeben/anzeigen/ändern

Der Sensoradapter muss für den spezifischen Port und die angeschlossenen Sensoren konfiguriert werden. Die Sensoren müssen während der Konfiguration nicht angeschlossen sein. Die Konfiguration kann während der Geräteregistrierung oder nach der Registrierung über die Funktion „Bearbeiten“ auf der Seite „Gerätedetails“ erfolgen.

Die Geräteregistrierung wird in **Schritt 5: Geräte am Gateway registrieren** beschrieben.

Für registrierte Sensoradapter kann die aktuelle Sensoradapterkonfiguration auf der Seite „Edge Management-Gerätedetails“ angezeigt oder geändert werden. Der Zugriff auf die Seite „Edge Management-Gerätedetails“ wird unter „Gateway – Geräte“ beschrieben.

### Optionen für die Sensorkonfiguration

Um analoge Sensoren zu konfigurieren, wählen Sie die Erweiterung „+“ in der Zeile „6-Kanal-Konfiguration“ aus.

Um digitale Sensoren zu konfigurieren, wählen Sie die Erweiterung „+“ in der Zeile „Digitalkanal-Konfiguration“ aus.

Associate sensors to a device:

No available devices registered in the gateway

6 Channel configuration

+

Digital channel configuration

+

Cancel

Initiate registration

Feedback

Es wird ein Übersichtsbildschirm angezeigt, der die aktuelle Konfiguration für jeden Kanal anzeigt. Um Sensoreinstellungen einzugeben oder zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche „Wert ändern“. Daraufhin wird ein Formular geöffnet, in dem Sie über die Dropdown-Liste „Modell auswählen“ den gewünschten Sensor für diesen Kanal auswählen können. Nach Auswahl des entsprechenden Sensors werden die Konfigurationsoptionen für diesen Sensor in das Formular eingetragen. Das folgende Beispiel zeigt das Bearbeitungsformular für den 50A-Stromwandler-Sensor, wobei das Dropdown-Menü „Kalibrierung“ auf „Mehrpunkt“ eingestellt ist.

Channel sensor 3

Sensor Model\*

Select model

- Select model
- EDGEKTSENCC003 CO2
- EDGEKTSENR\*002\* Humidity
- EDGEKTSENR\*002\* Temperature
- EDGEPTSENA\*005\* Current Transducer 50A
- EDGEPTSENT\*001\* PT100, -200 to 200
- Generic 4-20mA Sensor

Channel sensor 3

Sensor Model\*  
EDGEPTSENA\*005\* Current Transducer 50A

Sensor name\*  
Enter a friendly name for the sensor

Serial Number  
Enter a the serial number of the sensor

Calibration\* 0  
Multipoint

A value (slope)\*  
Enter a value

B value (offset)\*  
Enter a value

Calculate A and B

Calibration date  
YYYY-MM-DD

Calibration due date  
YYYY-MM-DD

Calibration certificate  
Enter a value

Sensor type  
Amps

Input type  
4-20ma

Range: Low value  
0

Range: High value  
50

Sensor unit  
Amps

Cancel Save

Der Sensorname ist ein benutzerfreundlicher Name zur Identifizierung des Sensors. Es wird empfohlen, die Kanalnummer zur späteren Bezugnahme in den Namen aufzunehmen.

Die Seriennummer ist für Sensoren vorgesehen, die eine Seriennummer enthalten. Bei Sensoren ohne Seriennummer kann dieses Feld für andere Identifizierungsinformationen verwendet werden.

Die unterstützten Kalibrierungsoptionen sind: Keine, 1-Punkt und Mehrpunkt. Zu den Kalibrierungskonfigurationen gehören:

- „A-Wert (Steigung)“: Wert für die Kalibrierungssteigung. Für 1-Punkt ist der Wert 1.
- „B-Wert (Offset)“: Wert für den Kalibrierungsoffset.
- „A und B berechnen“: Öffnet einen Rechner für die lineare Regression der kleinsten Quadrate für bis zu 5 Kalibrierungspunkte. Das Ergebnis wird für die Werte A und B eingetragen.
- „Kalibrierungsdatum“: Datum auf dem Kalibrierungszertifikat (optional)
- „Fälligkeitsdatum der Kalibrierung“: Datum, an dem die Kalibrierung abläuft (optional)
- „Kalibrierungszertifikat“: Kalibrierungszertifizierungsnummer (optional)

Die folgenden Konfigurationen sind für von Thermo Fisher gelieferte Sensoren schreibgeschützt und für generische Sensoren konfigurierbar:

- „Sensortyp“: Art der Sensormessung
- „Eingangstyp“: Muss mit dem Sensorausgang übereinstimmen. Unterstützte Werte sind 4-20 mA, Spannung und Schalter (potenzialfreier Kontakt).
- „Bereich niedriger Wert“: niedrigster Sensormesswert
- „Bereich hoher Wert“: höchster Sensormesswert
- „Sensoreinheit“: Art der Messeinheit
- „Spannung: niedriger Wert“: Spannungsausgang, der dem „Bereich niedriger Wert“ entspricht
- „Spannung: hoher Wert“: Spannungsausgang, der dem „Bereich hoher Wert“ entspricht

Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, wählen Sie die Schaltfläche „Speichern“ aus.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Sensoren wie gewünscht konfiguriert sind.

Wenn während der Geräteregistrierung durchgeführt:

- Wählen Sie die Schaltfläche „Registrierung einleiten“, um den Registrierungsvorgang für den Sensoradapter zu starten.
- Nachdem der Gerätestatus auf „Aktiv“ gesetzt und die Netzwerkkonfiguration des Adapters wie gewünscht eingestellt wurde, stecken Sie den Sensoradapter in den USB-Anschluss des Gateways, um die Konfiguration zu übernehmen.
  - a. Die LED für das Sensoradapter-Netzwerk/die Konfiguration blinkt grün, wenn die Konfiguration abgeschlossen ist.
- Montieren Sie den Sensoradapter an der gewünschten Stelle und schließen Sie die Sensoren an.

Wenn während einer Gerätebearbeitung durchgeführt:

- Wählen Sie die Schaltfläche „Änderungen speichern“, um die neuen Werte zu aktualisieren.

Die Sensordaten sind jetzt so konfiguriert, dass sie an die Cloud gesendet werden. Um die Benachrichtigungseinstellungen zu konfigurieren, gehen Sie bitte zum Abschnitt „Monitore“.

## Lokale Gateway-Benutzeroberfläche (Webschnittstelle)

Die lokale Benutzeroberfläche des Edge Gateway wird für die folgenden Zwecke verwendet:

- Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen des Gateways.
- Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen des Adapters.
- Anzeigen der am Gateway registrierten Geräte.
- Ausführen von Diagnosetests, die bei der Identifizierung von Problemen mit dem Gateway-Betrieb helfen können.
- Zugriff auf Gateway-Protokolle, um die Funktionsweise des Gateways besser zu verstehen.
- Einrichten von OPC-UA-Servicekonten (falls OPC UA installiert ist).

Der Zugriff auf die lokale Benutzeroberfläche des Edge-Gateways erfolgt über einen Browser auf einem Benutzergerät (PC, Smartphone), das über eine der Netzwerkschnittstellen des Gateways angeschlossen ist:

1. Ethernet 0: Standardmäßig aktiviert unter 172.16.0.1
2. WLAN 0: Erfordert die Aktivierung der Schnittstelle (standardmäßig deaktiviert)
3. WLAN 1 oder Ethernet 1: Erfordert die Einstellung von „Lokal aktivieren (Benutzeroberflächen- und Gerätezugriff)“ auf Ja (standardmäßig auf Nein eingestellt)

Durch die Aktivierung des lokalen Benutzeroberflächenzugriffs über die Internetverbindungsschnittstelle werden Port 443 und 4443 auf dem Gateway geöffnet. Dies sollte von Ihrer IT-Abteilung genehmigt werden.

Beachten Sie, dass der Adapter mit der Gateway-IP-Adresse konfiguriert wird. Falls die IP-Adresse von einem DHCP-Server zugewiesen wird, wird dringend empfohlen, den DHCP-Server so zu konfigurieren, dass er diese IP-Adresse reserviert. Falls die Gateway-IP-Adresse vom DHCP-Server geändert wird, kann der Adapter nicht mehr mit dem Gateway kommunizieren, bis er neu konfiguriert wird.

## Verbinden mit der lokalen Benutzeroberfläche des Gateways

Sie können die Verbindungseinstellungen für Ihre Adapter und Gateways jederzeit ändern. Es gibt vier Möglichkeiten, auf die lokale Benutzeroberfläche Ihres Gateways zuzugreifen, wie in den vorherigen Schritten gezeigt.

### Verbindung über den ETH-0-Port:

1. Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Computers für die statische IP-Adresse 172.16.0.10 (Informationen zur Einstellung einer statischen IP-Adresse finden Sie im Abschnitt **Einstellen der statischen IP-Adresse des PCs**).
2. Verbinden Sie Ihren Computer über ein Ethernet-Kabel direkt mit dem ETH-0-Anschluss des Gateways.
3. Navigieren Sie im Webbrowser zu: <https://172.16.0.1/>
4. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort wie folgt ein.
  - a. Geben Sie ein Passwort ein.
  - b. Passwort: <aktuelles Passwort> (Standard ist die Seriennummer des Gateways)

### Verbinden über den integrierten drahtlosen Zugangspunkt WLAN 0

HINWEIS: WLAN 0 muss zunächst als Zugangspunkt konfiguriert werden oder sich im Modus Temporärer Zugangspunkt befinden. Der Modus Temporärer Zugangspunkt ist für 10 Minuten nach dem Hochfahren des Gateways aktiviert, falls es keine Verbindung zum Internet herstellt.

1. Verbinden Sie den Computer mit der WLAN-0-SSID des Gateways (standardmäßig: TF\_GW\_ (die letzten vier Ziffern der MAC-Adresse)).
  - a. Geben Sie das Passwort ein
    - i. Das temporäre Passwort für den Zugriffspunktmodus ist die Seriennummer des Gateways (z. B. Y123EQA0043).
    - ii. Falls WLAN 0 als Zugangspunkt konfiguriert wurde, geben Sie dieses Passwort ein.
2. Navigieren Sie zum Webbrowser: [https://\(IP-Adresse für Gateway-WLAN 0\)/](https://(IP-Adresse für Gateway-WLAN 0)/)
  - a. Die IP-Adresse des Zugangspunkts WLAN 0 lautet standardmäßig 172.16.1.1
3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort wie folgt ein.
  - a. Benutzername: admin
  - b. Passwort: <aktuelles Passwort> (Standard ist die Seriennummer des Gateways)

### Verbinden über die WLAN-0-Schnittstelle im Stationsmodus

HINWEIS: WLAN 0 muss für den Stationsmodus konfiguriert und mit einem lokalen Netzwerkzugangspunkt verbunden sein. Ihr Computer muss sich im selben Netzwerk-Subnetz befinden wie WLAN 0

1. Ermitteln Sie die IP-Adresse des Gateways WLAN 0 mithilfe des Netzwerk-Routers/-Zugangspunkts
2. Navigieren Sie zum Webbrowser: [https://\(IP-Adresse für Gateway-WLAN 0\)/](https://(IP-Adresse für Gateway-WLAN 0)/)

3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort wie folgt ein.
  - a. Benutzername: admin
  - b. Passwort: <aktuelles Passwort> (Standard ist die Seriennummer des Gateways)

### Verbinden über die Internet-Schnittstelle (ETH 1 oder WLAN 1)

HINWEIS: Für die Internet-Schnittstelle muss „Lokal aktivieren“ auf Ja eingestellt sein. Ihr Computer muss sich im selben Netzwerk-Subnetz befinden wie das Gateway

1. Ermitteln Sie die IP-Adresse des Gateways mithilfe der Gateway-Management-Netzwerkseite
2. Navigieren Sie zum Webbrowser: [https://\(IP-Adresse für Gateway-ETH-1 oder -WLAN1\)/](https://(IP-Adresse für Gateway-ETH-1 oder -WLAN1)/)
3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort wie folgt ein.
  - a. Benutzername: admin
  - b. Passwort: <aktuelles Passwort> (Standard ist die Seriennummer des Gateways)

### Geräte anzeigen

Wenn Sie sich bei der lokalen Benutzeroberfläche anmelden, werden auf dem Startbildschirm alle am Gateway registrierten Geräte und ihr aktueller Registrierungsstatus angezeigt.


### Netzwerkeinstellungen konfigurieren

Unter Netzwerkeinstellungen können Sie die Einstellungen für die Netzwerkschnittstelle des Gateways und die Netzwerkeinstellungen konfigurieren, die auf den Adapter angewendet werden (falls verwendet).

So greifen Sie auf die Netzwerkeinstellungen zu:


#### Internetanschluss:

Die Internetverbindung ist erforderlich und sie ist die Schnittstelle, die für die Verwaltung des Gateways über Thermo Fisher Gateway Management verwendet wird. Standardmäßig ist Ethernet 1 aktiviert und für die Verwendung von DHCP konfiguriert. Computer (für den Zugriff auf die lokale Benutzeroberfläche) und Geräte können sich auch über diese Schnittstelle mit dem Gateway verbinden, wenn „Lokal aktivieren (Benutzeroberflächen- und Gerätezugriff)“ auf Ja eingestellt ist.

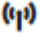1. Wählen Sie das Netzwerk-Symbol  > Registerkarte Internetverbindung > Konfiguration bearbeiten aus
2. Wählen Sie die gewünschte Netzwerkschnittstelle aus
  - a. Ethernet, WLAN oder Mobilfunk
3. Füllen Sie das Formular aus
  - a. Um den Zugriff auf die lokale Benutzeroberfläche auf dieser Schnittstelle zu ermöglichen, stellen Sie „Lokal aktivieren (Benutzeroberflächen- und Gerätezugriff)“ auf „Ja“ ein.
    - i. Verwenden Sie die Einstellung „Zulässiges Netzwerk“ (IP-Bereich für lokalen Zugriff einschränken), um den Zugriff einzuschränken. Verwenden Sie 0.0.0.0/0, um jede IP-Adresse zuzulassen.
  - b. Für Ethernet und WLAN können statische IP-Einstellungen eingegeben werden, indem „DHCP verwenden (IP-Adresse automatisch beziehen)“ deaktiviert wird.
  - c. Für WLAN geben Sie die Einstellungen für den Netzwerkzugangspunkt ein
  - d. Für Mobilfunk sind die Einstellungen abhängig vom Mobilfunkanbieter
4. Wählen Sie „Änderungen speichern“ aus

#### Lokale Verbindung:

Die lokalen Verbindungen können für den Zugriff auf die lokale Benutzeroberfläche des Gateways und für die Verbindung mit Geräten verwendet werden. Standardmäßig ist Ethernet 0 aktiviert und mit einer statischen IP-Adresse von 172.16.0.1 konfiguriert, und WLAN 0 ist deaktiviert. Beide können gleichzeitig aktiviert sein.

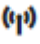
1. Wählen Sie das Netzwerk-Symbol  > Registerkarte Lokale Verbindung aus
2. Wählen Sie die gewünschte Netzwerkschnittstelle aus

- a. Bearbeiten Sie die Ethernet- oder WLAN-Konfiguration
3. Füllen Sie das Formular aus
  - a. Informationen zu unterstützten Netzwerkkonfigurationen und -topologien finden Sie unter „Anleitung für die Netzwerkeinbindung“. Wählen Sie „Änderungen speichern“ aus

## Diagnosetests ausführen

Es können Diagnosen durchgeführt werden, um Probleme mit dem Gateway zu diagnostizieren oder den Zustand des Gateways und der Geräteverbindungen zu überprüfen.

So führen Sie Diagnosetests durch

- Wählen Sie das Diagnosesymbol  und dann Diagnose aus.
- Wählen Sie die Schaltfläche Diagnosetests ausführen in der oberen rechten Ecke aus.
- Überprüfen Sie die durchzuführende Diagnose.
- Wählen Sie Bestätigen aus.

Die Diagnose wird ausgeführt und es wird ein Bericht erstellt.

Der Bericht kann heruntergeladen werden über  [Download](#) .



## Auf Protokolle zugreifen

Es gibt mehrere Arten von Protokollen, auf die über die lokale Benutzeroberfläche zugegriffen werden kann:

- Systemprotokolle
- Betriebsprotokolle
- Zugangsprotokolle
- Fehlerprotokolle
- Fehlerbeseitigungs-Protokolle

Für alle Protokolltypen mit Ausnahme der Fehlerbeseitigungs-Protokolle können Filter und Spaltenauswahlen angewendet werden, um die auf dem Bildschirm angezeigten Protokolle anzupassen. Alle Protokolle können heruntergeladen werden.

So greifen Sie auf die Protokolle zu


- Wählen Sie das Protokoll-Symbol aus .
- Wählen Sie die Registerkarte für die Art von Protokollen aus, die angezeigt und/oder heruntergeladen werden sollen
- Für andere Protokolle als Fehlerbeseitigungs-Protokolle
  - Wählen Sie die Filter aus, um die Art der angezeigten/heruntergeladenen Protokolleinträge einzuschränken
  - Wählen Sie Spalten bearbeiten aus, um die spezifischen Spalten auszuwählen, deren Protokolleinträge angezeigt/heruntergeladen werden sollen
- Wenn gewünscht, laden Sie die Protokolle herunter, indem Sie Folgendes auswählen  [Download](#) .

## OPC-UA-Servicekonten verwalten aus


Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die OPC-UA-Serverfunktionalität installiert wurde.

Diese Funktion ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von OPC-UA-Server-Servicekonten, die von OPC-UA-Clients verwendet werden können, um unter Verwendung von Benutzernamen und Passwort eine Verbindung mit dem Edge-Gateway-OPC-UA-Server herzustellen.


So greifen Sie auf die OPC-UA-Verwaltung zu:

- Wählen Sie das Symbol für die OPC-UA-Verwaltung aus. .

- Um ein neues Servicekonto zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Konto erstellen, geben Sie einen Benutzernamen ein, wählen Sie den Berechtigungstyp aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Passwort generieren/kopieren. Speichern Sie das Passwort an einem sicheren Ort, bevor Sie Bestätigen auswählen, da es nicht erneut angezeigt werden kann.

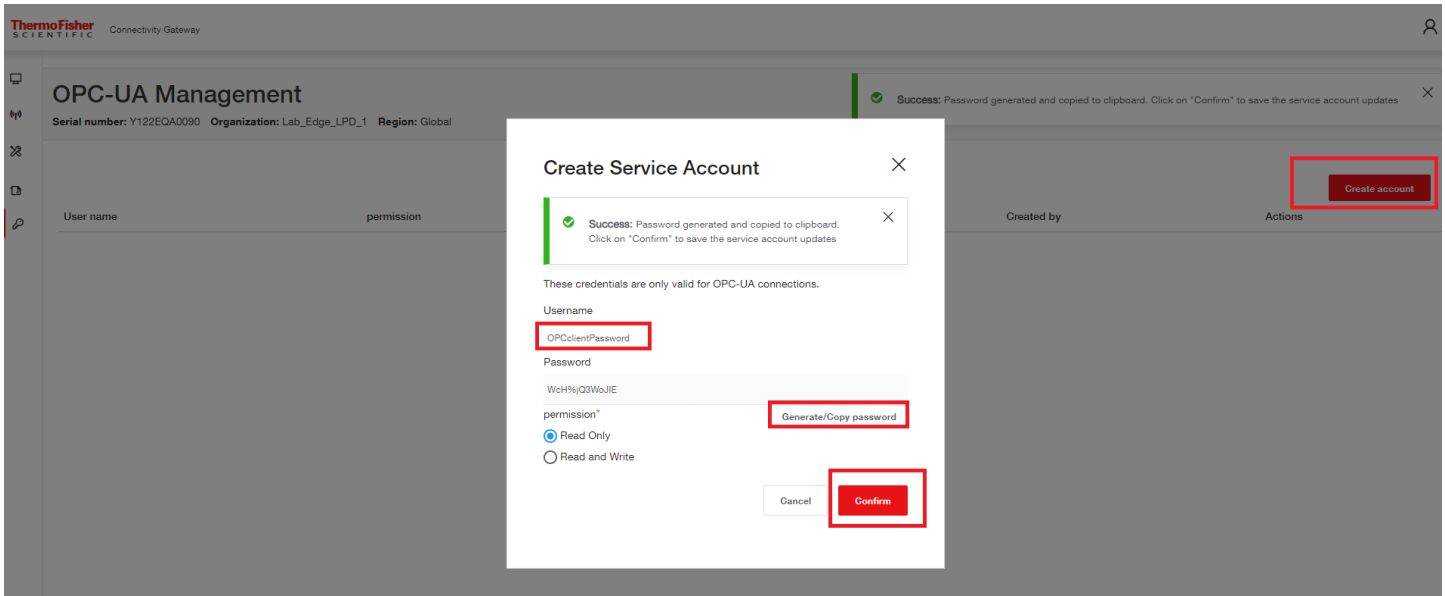

- Das neue Konto wird aufgelistet und die Aktionsoptionen bieten die Möglichkeit, das Konto zu entfernen oder das Passwort zurückzusetzen. Es können mehrere Konten eingerichtet werden.

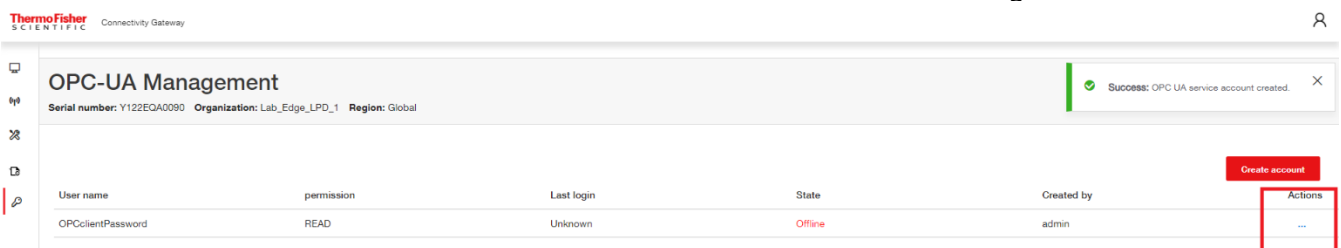

## Gateway-Management

### Gateways – Überwachung einer Flotte oder einzelner Gateways

Zeigt den Zustand aller Gateways und detaillierte Informationen über einzelne Gateways an.

- Melden Sie sich über [www.thermofisher.com/gatewaymanager](http://www.thermofisher.com/gatewaymanager) beim Thermo Fisher Connect Gateway-Management an.
- Klicken Sie auf dem Bildschirm Gateway-Management auf die Registerkarte **Monitoring**. Auf diesem Bildschirm wird oben eine Übersicht über alle verfügbaren Gateways angezeigt. Die Farbcodierung bedeutet:
  - Rot – Störung/Alarm erkannt.
  - Orange – Warnung.
  - Grün – Normalzustand
- Passen Sie die Ansicht nach Bedarf an. Sie können Folgendes tun:
  - Die Gateway-Daten nach Organisation, Status, Softwareversion, Software, Hardware, Cloud-Konnektivität und Gerätekonnektivität filtern.
  - Die Daten nach Spaltenüberschriften sortieren.
- Um ein einzelnes Gateway anzuzeigen, klicken Sie auf die Seriennummer des Gateways oder verwenden Sie die Suchfunktion.

- Auf dem Überwachungsbildschirm für ein einzelnes Gateway werden im oberen Bereich des Bildschirms zusammenfassende Informationen angezeigt:
  - Hardwarestatus
  - Softwarestatus
  - Informationen zur Gerätekonnektivität
- Passen Sie die Ansicht nach Bedarf an. Sie können Folgendes tun:
  - Die Gateway-Daten nach Zeit, Ereignistyp und Benutzer filtern.
  - Die Daten nach Spaltenüberschriften sortieren.
- Klicken Sie auf Herunterladen, um die Details zu den Gateway-Ereignissen als .csv- oder .pdf-Datei herunterzuladen.

## Gateway – Details

Zeigt den aktuellen Status und Zustand eines Gateways an.

- Melden Sie sich über [www.thermofisher.com/gatewaymanager](http://www.thermofisher.com/gatewaymanager) beim Thermo Fisher Connect Gateway-Management an.
- Suchen Sie auf dem Gateway-Management-Bildschirm das entsprechende Gateway und klicken Sie auf die Seriennummer des Gateways
- Grundlegende Informationen über den Gesundheitszustand und den Status werden angezeigt.

The screenshot shows the 'Gateway details' page in the Thermo Fisher Connect Gateway Management interface. The page is titled 'Gateway details' and includes a navigation menu on the left with options like 'Gateway detail', 'Devices', 'Network', 'Maintenance', and 'Logs'. The main content area displays 'General info' for a gateway with the following details:

- Serial Number: Y123C4C0075
- Gateway model: 10-12
- MAG Address: E0928F5584C7
- Model: ReliaGATE 10-12 (IoT Gateway)
- Organization name: ThermoFisher LPD Alchemists
- Region: Global
- Devices: 2 connected

Additional information includes 'Connection: Online', 'Status: Active', and 'Last activity: Apr 16, 2024, 3:21 PM'. A 'System status' section shows 'Average CPU Utilization: 9.03%'. There are also buttons for 'OPC UA' and 'Retrieve last sign in information'.

## Gateway – Geräte

Zum Anzeigen, Registrieren und Abmelden von Geräten. Zum Anzeigen und Bearbeiten von Gerätedetails.


- Melden Sie sich über [www.thermofisher.com/gatewaymanager](http://www.thermofisher.com/gatewaymanager) beim Thermo Fisher Connect Gateway-Management an.
- Suchen Sie auf dem Gateway-Management-Bildschirm das entsprechende Gateway und klicken Sie auf die Seriennummer des Gateways.
- Gehen Sie im Bildschirm Gateway-Details zum linken Navigationsbereich und klicken Sie auf Geräte.
- Auf der Seite Geräteliste:
  - Wählen Sie Gerät registrieren aus, um neue Geräte zu registrieren.
  - Wählen Sie Einzelne Geräte aus, um Gerätedetails anzuzeigen und zu bearbeiten.

The screenshot shows the 'Devices registered to gateway' page in the Thermo Fisher Connect Gateway Management interface. The page is titled 'Devices registered to gateway' and includes a navigation menu on the left with options like 'Gateway detail', 'Devices', 'Network', 'Maintenance', and 'Logs'. The main content area displays a table of registered devices with the following columns:

Device name	Serial number	Device model	Status	Adapter MAC Address	Adapter Serial number	OPC UA	Thermo Fisher Connect	Actions
VIOS1_APR-15_Unit0075	VIOSE86BEA0E88E4	Heracell_VIOS_Series	Active	E86BEA0E88E4	SNE86BEA0E88E4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
TSX1_APR-15_Unit0075	TSX4C7525C61010	TSX_ULT_Series	Active	4C7525C61010	SN4C7525C61010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

There are also buttons for 'Register device' and 'More actions'.


5. Sobald ein einzelnes Gerät ausgewählt wurde, wählen Sie Bearbeiten aus, um die Einstellungen zu ändern.

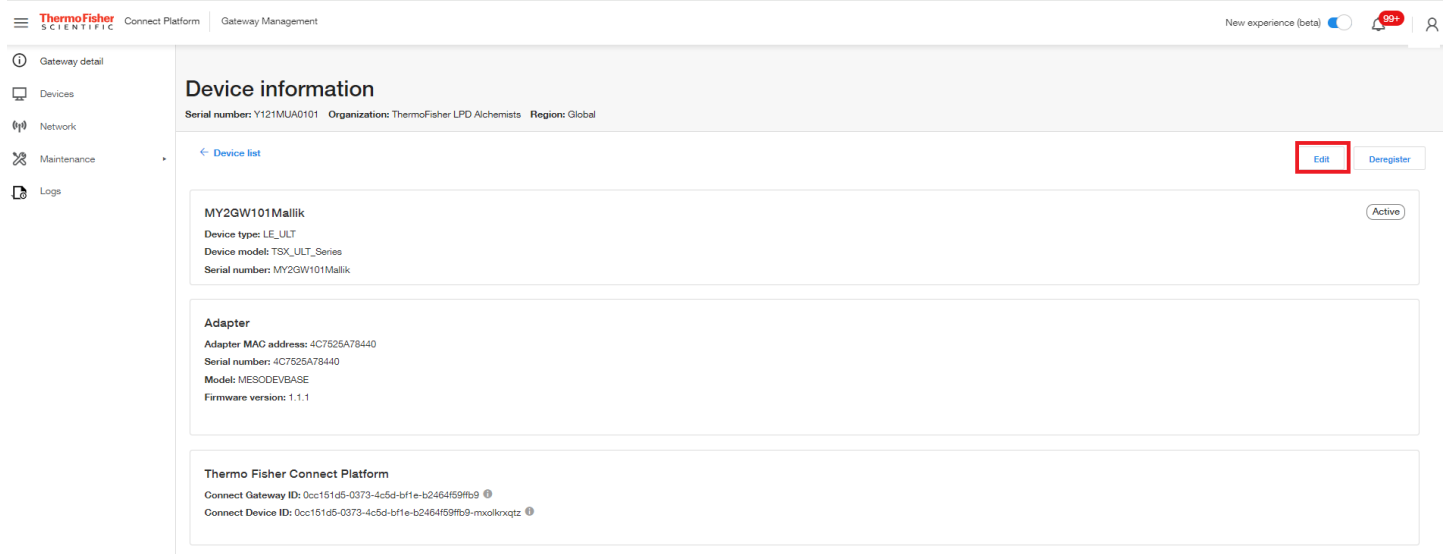

## Gateway – Diagnostik


Führen Sie Hardware- und Software-Diagnosen auf dem Gateway und der Cloud durch.


1. Melden Sie sich über [www.thermofisher.com/gatewaymanager](http://www.thermofisher.com/gatewaymanager) beim Thermo Fisher Connect Gateway-Management an.
2. Suchen Sie auf dem Gateway-Management-Bildschirm das entsprechende Gateway und klicken Sie auf die Seriennummer des Gateways.

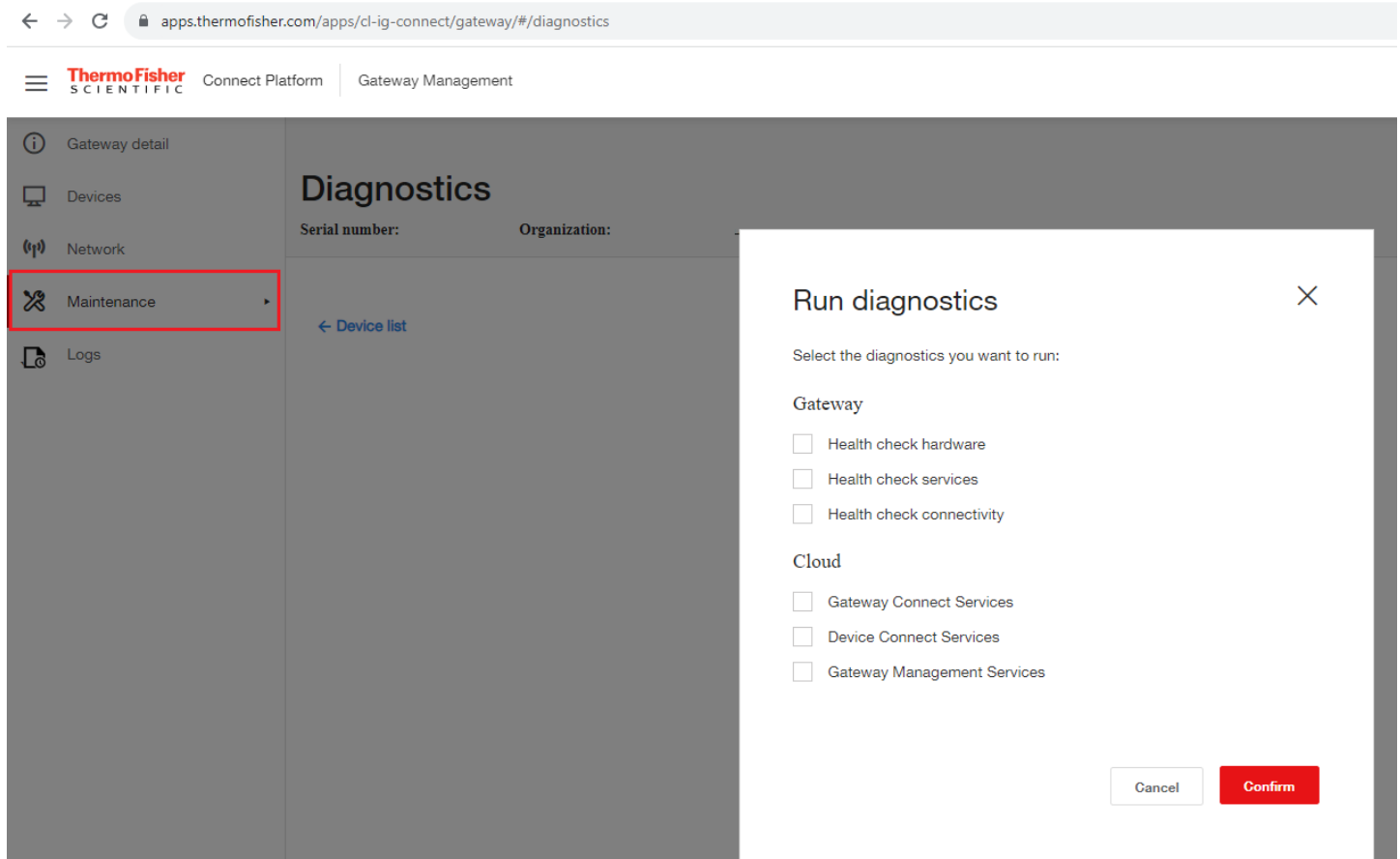

3. Gehen Sie auf dem Bildschirm Gateway-Details zum linken Navigationsbereich, klicken Sie auf Wartung und wählen Sie dann Diagnose aus.
4. Wählen Sie im Fenster Diagnose ausführen die Diagnosetests aus, die Sie durchführen möchten.
5. Klicken Sie auf Bestätigen. Das System beginnt mit der Erstellung eines Diagnoseberichts.
6. Der Bildschirm Diagnose zeigt die ausgewählten Berichtsinformationen an. Von diesem Bildschirm aus können Sie Reparaturen einleiten (über das Reparatursymbol, falls verfügbar) oder den Bericht herunterladen.
7. Auf dem Bildschirm Diagnose können Sie den Diagnosebericht erneut ausführen oder eine andere Menüoption aus dem linken Navigationsbereich auswählen.

## Gateway – Protokolle


1. Melden Sie sich über [www.thermofisher.com/gatewaymanager](http://www.thermofisher.com/gatewaymanager) beim Thermo Fisher Connect Gateway-Management an.
2. Suchen Sie auf dem Gateway-Management-Bildschirm das entsprechende Gateway und klicken Sie auf die Seriennummer des Gateways.
3. Gehen Sie im Bildschirm Gateway-Details zum linken Navigationsbereich und klicken Sie auf Protokolle.
4. Wählen Sie die Filter aus, um die Art der angezeigten/heruntergeladenen Protokolleinträge einzuschränken
5. Wählen Sie Spalten bearbeiten aus, um die spezifischen Spalten auszuwählen, deren Protokolleinträge angezeigt/heruntergeladen werden sollen.
6. Wenn gewünscht, laden Sie die Protokolle herunter, indem Sie Folgendes auswählen:  **Download**

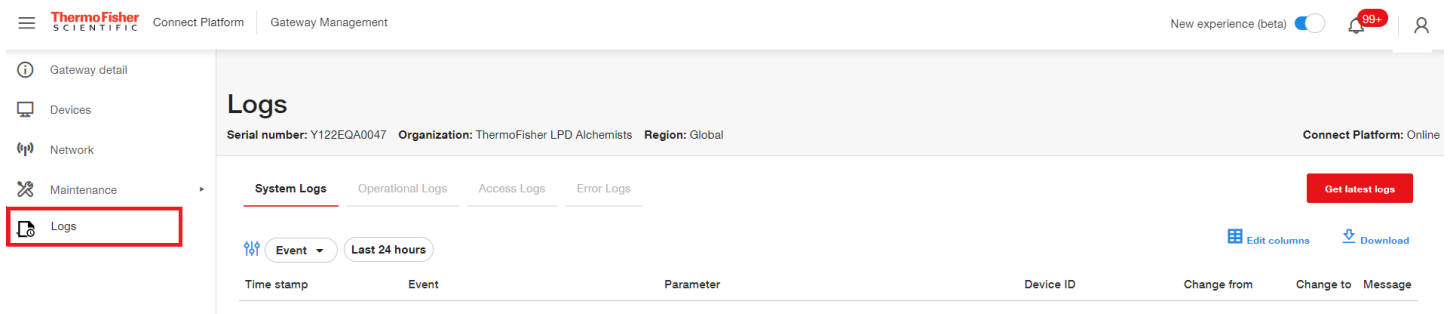


## Deaktivieren eines Gateways

Die Deaktivierung eines Gateways ist als vorübergehende Maßnahme gedacht, bei der der Datenfluss gestoppt wird, bis ein Problem behoben ist oder das Gateway aus dem Register gelöscht wird. Durch die Deaktivierung eines Gateways bleiben alle Geräteanmeldeinformationen und die Netzwerkkonfiguration erhalten, während die Deregistrierung eines Gateways eine permanente Aktion ist und die Löschung aller mit dem Gateway verbundenen Geräte aus dem Register erfordert.


1. Melden Sie sich über [www.thermofisher.com/gatewaymanager](http://www.thermofisher.com/gatewaymanager) beim Thermo Fisher Connect Gateway-Management an oder navigieren Sie zu Instrumente>Edge Management aus dem Hamburger-Menü auf der linken Seite, falls Sie bereits bei der Connect-Plattform angemeldet sind.
2. Suchen Sie anhand der teilweisen oder vollständigen Seriennummer nach dem Gateway.

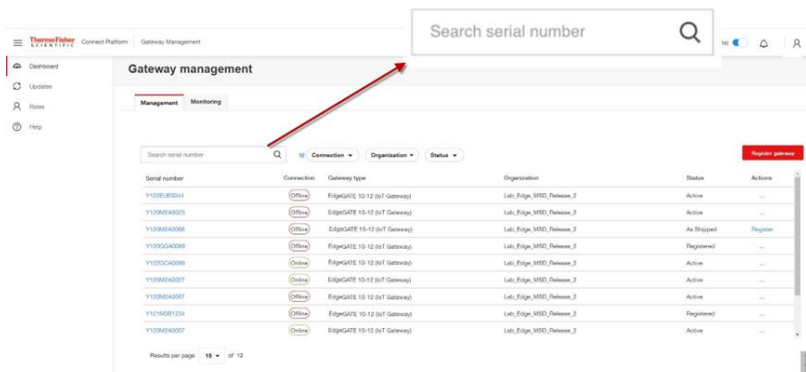

3. Sobald das Gateway in der Liste angezeigt wird, sehen Sie sich die Spalte Status an. Nur Gateways mit dem Status **Aktiv** können deaktiviert werden.

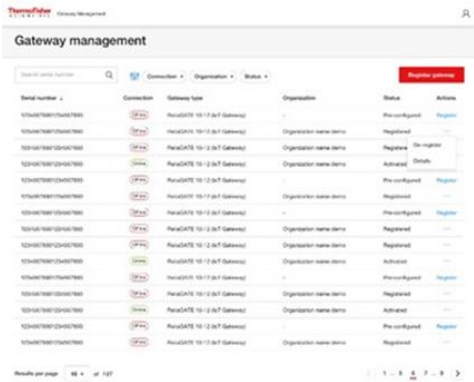

4. Klicken Sie in der Spalte Aktionen auf die drei Punkte und wählen Sie Deaktivieren aus.

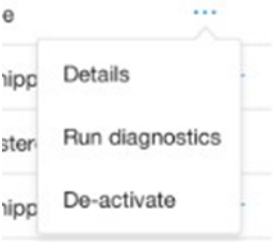

5. Bestätigen Sie die Entscheidung zur Deaktivierung des Gateways.
6. Eine Erfolgsmeldung zeigt an, dass das Gateway deaktiviert wurde. Auf dem Gateway-Management-Bildschirm ändert sich der Status in **Deaktiviert**.

### Deregistrierung eines Gateways


Die Löschung eines Gateways aus dem Register kann aus folgenden Gründen erforderlich sein:

- Ausmusterung aufgrund von Ausfall oder Ende der Lebensdauer.
- Rückgabe an den Inventar-Pool, um an einem anderen Ort wieder eingesetzt zu werden.
- Rückgabe des Gateways an Thermo Fisher

In allen Szenarien ist ein langer Druck auf die Wiederherstellen-Taste erforderlich, um das Gateway auf die ursprüngliche Werks-/Auslieferungskonfiguration zurückzusetzen, damit es erneut registriert werden kann.

#### So löschen Sie ein Gateway aus dem Register:

1. Melden Sie sich bei Thermo Fisher Connect Gateway Management an
2. Suchen Sie auf dem Gateway-Management-Bildschirm das entsprechende Gateway und klicken Sie auf die Seriennummer des Gateways
3. Wenn Sie das Gateway gefunden haben, gehen Sie zur Spalte Aktionen, klicken Sie auf die Ellipse und wählen Sie Deregistrieren aus

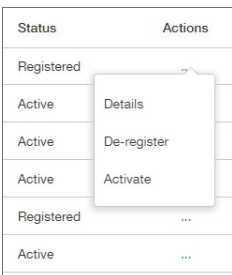

4. Bestätigen Sie die Entscheidung zur Deregistrierung des Gateways.

**Deregister gateway**

Serial Number	Gateway Type	Organization
Y123C4C0075	ReliaGATE 10-12 (IoT Gateway)	ThermoFisher LPD Alchemists


This gateway has **2** devices registered.  
By continuing, the gateway and its associated devices will be disconnected and device data will be removed from the associated Instrument Connect Account and all users

Keep device data from this gateway?

Disconnect and retain device data in your Instrument Connect account (12 months)

**Warning:** After deregistration completes, the gateway must be factory reset before attempting to register it again

5. Eine Erfolgsmeldung zeigt an, dass das Gateway deregistriert wurde. Auf dem Gateway-Management-Bildschirm ändert sich der Status in Deregistriert. Das Gateway wird nicht mehr im Gateway-Management-Portal angezeigt. Es kann bei Bedarf erneut registriert werden.

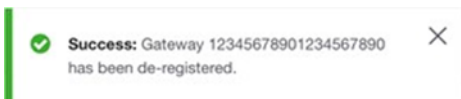

## Abonnement / Benutzerportal

Das Connect Edge-Anmeldeportal finden Sie unter: <https://www.thermofisher.com/productregistration>

Dieses Portal dient dazu:

- Anträge auf Aktivierung von Produktabonnements einreichen
- Anträge zur Registrierung beim Edge-Gateway-Management einzureichen
- Eingereichte Anfragen anzuzeigen
- Anträge für die Benutzerregistrierung zu genehmigen (falls Sie der Edge-Administrator sind)
- Registrierte Abonnements überprüfen

# Welcome to Connect Edge

## Activate Subscription

Enter registration key to activate your subscription



## Request Status

View request status and pending actions



## Request Access

Request Edge management access (registration key required)



## Subscriptions

### View Subscriptions

Review your current subscriptions and their details.



## Ein Abonnement aktivieren

Wenn Sie ein Edge-Abonnement erwerben, erhalten Sie einen Registrierungsschlüssel. Falls Sie die erste Person in Ihrer Organisation sind, werden Sie zum Edge-Administrator für Ihre Organisation bestimmt. Möglicherweise erhalten Sie Anfragen von Benutzern, die Zugriff auf das Edge Gateway Management-Portal Ihrer Organisation wünschen. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie diese Anfragen ablehnen oder genehmigen.

So aktivieren Sie das Abonnement:

1. Gehen Sie zu: [www.thermofisher.com/productregistration](http://www.thermofisher.com/productregistration).
2. Wählen Sie „Abonnement aktivieren“ aus.
3. Auf dem Registrierungsformular
  - a. Geben Sie den Registrierungsschlüssel ein
  - b. Wählen Sie Ihre Organisation aus dem Dropdown-Menü Organisationen aus oder wählen Sie Neue Organisation erstellen aus
    - i. Geben Sie den Namen der Organisation so ein, wie Sie sie erstellen möchten
    - ii. Geben Sie eine Beschreibung Ihrer Organisation ein
  - c. Geben Sie eine Telefonnummer ein
  - d. Wählen Sie „Registrierung abschicken“ aus.

## Anmeldung für das Edge-Gateway-Management

Falls Ihre Organisation bereits ein Edge-Abonnement registriert hat und Sie Zugang zum Edge-Gateway-Management erhalten möchten:

1. Gehen Sie zu: <https://www.thermofisher.com/productregistration>
2. Wählen Sie Benutzer hinzufügen aus
3. Auf dem Anmeldeformular
  - a. Geben Sie einen registrierten Registrierungsschlüssel ein
  - b. Wählen Sie Senden aus

## Anfragen anzeigen/genehmigen

So zeigen Sie die von Ihnen eingereichten Anfragen an

1. Gehen Sie zu: [www.thermofisher.com/productregistration](http://www.thermofisher.com/productregistration).
2. Wählen Sie „Status anfordern“ aus.
3. Diese Seite zeigt die Art und den Status der Anfragen an
4. Falls Sie ein Edge-Administrator sind, können Sie alle Edge-Anfragen für Ihr Unternehmen anzeigen und Anfragen von Benutzern, die Zugriff auf das Edge-Gateway-Management-Portal Ihres Unternehmens beantragen, zulassen oder ablehnen

## Registrierte Abonnements anzeigen

So zeigen Sie registrierte Abonnements an:

1. Gehen Sie zu: [www.thermofisher.com/productregistration](http://www.thermofisher.com/productregistration).
2. Wählen Sie „Abonnements anzeigen“ aus.
3. Diese Seite enthält Einzelheiten zu den registrierten Abonnements.

# Hardware-Installation


## Installieren/Montieren des Connect-Edge-Gateways

Das Produkt muss an einem gesicherten Ort installiert werden, zu dem nur autorisiertes Personal Zugang hat (z. B. in einem Schrank / Technikraum).

Das Connect-Edge-Gateway wird standardmäßig mit einer Montagehalterung geliefert, die an der Unterseite befestigt ist. Sie können diese Halterung für die Installation des Gateways verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gateway vor Ort zu installieren:


1. Siehe „Technische Daten“ auf Seite 10.
2. Verwenden Sie die 4 verfügbaren Schlitze der Montagehalterung.
3. Fügen Sie alle erforderlichen Befestigungselemente hinzu, um das Gateway entsprechend Ihren Installationsanforderungen sicher zu befestigen (verwenden Sie 4 Schrauben M5 mit einer Mindestlänge von 15 mm). Material, Art und Länge der Schrauben sowie das maximal zulässige Drehmoment hängen von Ihren Installationsanforderungen ab. Der Montagebügel besteht aus einer 2 mm starken Aluminiumlegierung 6061 T6.

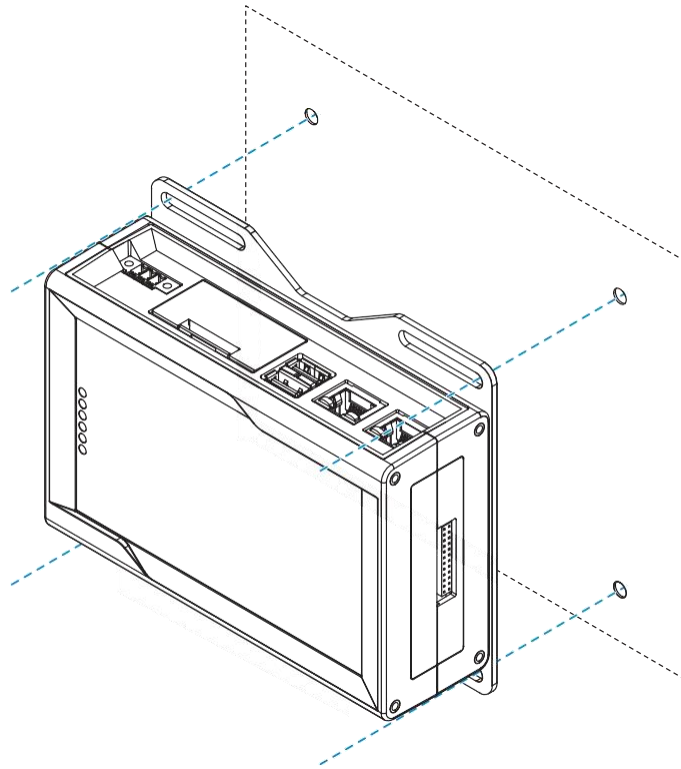

## Ersetzen der Montagehalterung durch DIN-Schienen-Montageclip

Zum Ersatz der Montagehalterung durch den DIN-Schienen-Montageclip am Produkt führen Sie die folgenden Schritte aus:


1. Entfernen Sie die 3 Schrauben, mit denen die Halterung befestigt ist.
2. Entfernen Sie die Montagehalterung und die 3 Abstandshalter (H = 4 mm; Außendurchmesser = 14 mm; Innendurchmesser = 7 mm).
3. Platzieren Sie den DIN-Schienen-Montageclip.
4. Ziehen Sie die 3 in Schritt 1 entfernten Schrauben mit einem Drehmoment von 0,7 Nm an.

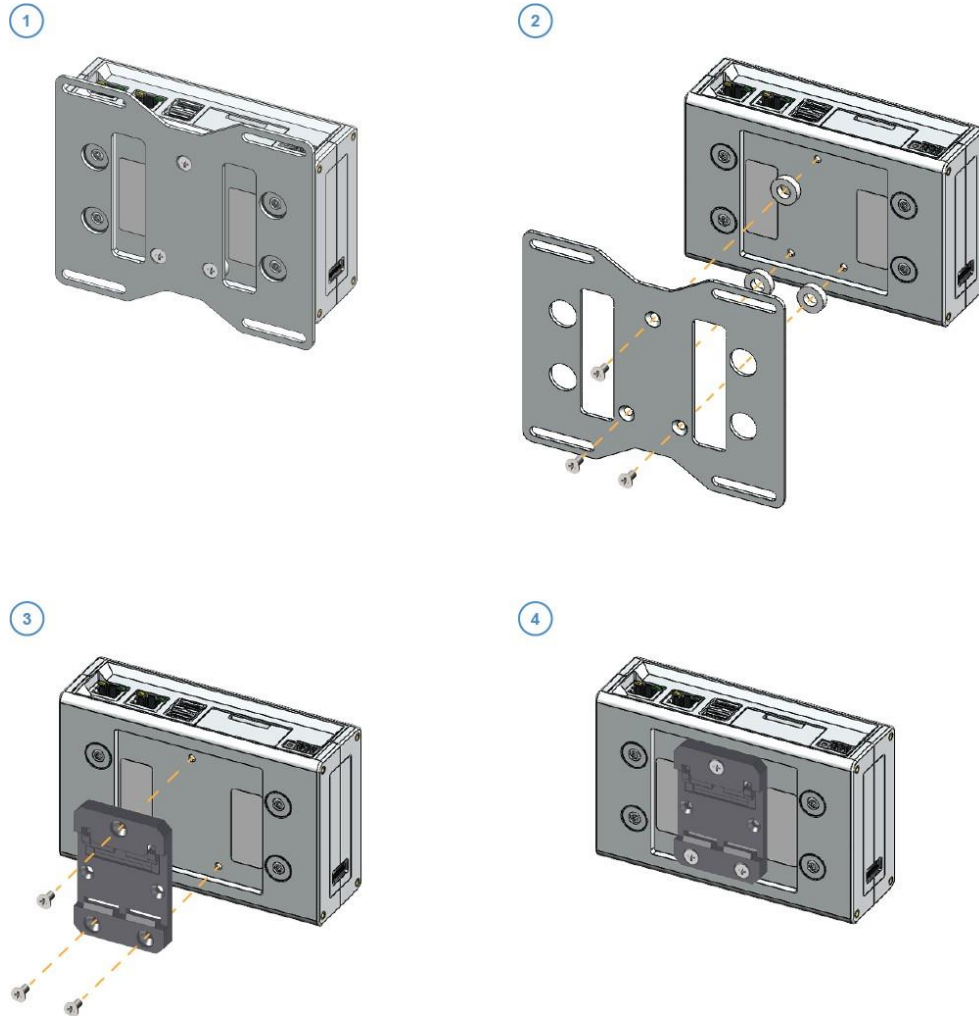

## Ersetzen des DIN-Schienen-Montageclips durch die Montagehalterung

Zum Ersatz des DIN-Schienen-Montageclips durch die Montagehalterung am Produkt führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Entfernen Sie die 3 Schrauben, mit denen der DIN-Schienen-Montageclip befestigt ist.
2. Entfernen Sie den DIN-Schienen-Montageclip.
3. Platzieren Sie die 3 Abstandshalter (H = 4 mm; Außendurchmesser = 14 mm; Innendurchmesser = 7 mm) und die Montagehalterung.
4. Ziehen Sie die 3 in Schritt 1 entfernten Schrauben mit einem Drehmoment von 0,7 Nm an.

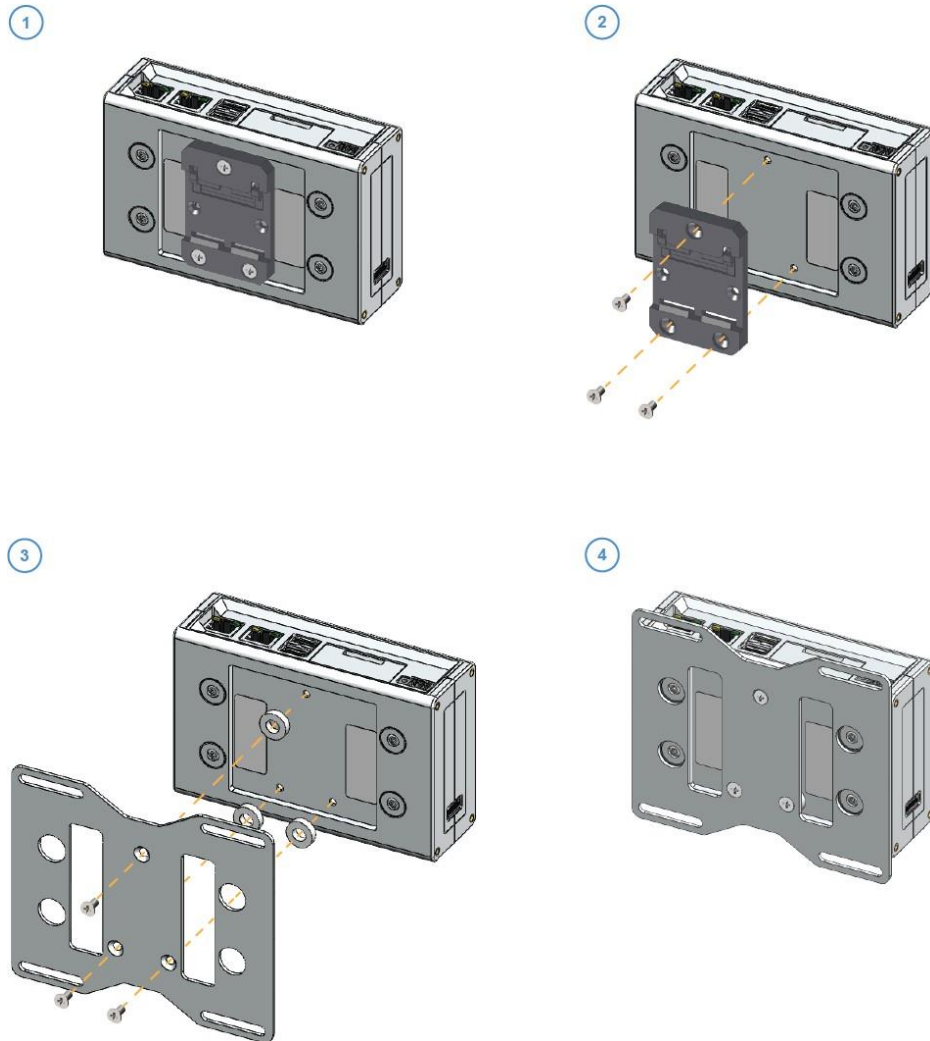

## Anbringen des Geräteadapters

Der Geräteadapter kann direkt auf einer Oberfläche montiert oder mithilfe der Adapter-Montagehalterung installiert werden.

### Schritt 1: Direkte Befestigung am Instrument (ohne Montagehalterung)

**HINWEIS:** Falls Sie einen Ethernet-Sockel als Zubehör verwenden, werden die Streifen auf dem Ethernet-Sockel angebracht.

Befestigen Sie die Klebestreifen am Adapter:

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von einer Seite eines Streifens.
2. Bringen Sie den Streifen auf der Rückseite des rechteckigen Teils des Adapters an.
3. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Streifen.

Verbinden Sie die Kabel mit dem Adapter.

4. Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Netz Kabel an den Adapter an.
5. Stecken Sie den orangefarbenen Stecker des Instrumentenkabels in den Adapter.



Schließen Sie den Adapter an das Instrument an.

6. Entfernen Sie die Schutzfolie von der anderen Seite des Klebestreifens.
7. Drücken Sie den rechteckigen Teil des Adapters gegen das Gerät oder den gewünschten Montageort, wobei der quadratische Teil idealerweise über der Oberseite des Geräts liegen sollte. Die Antenne befindet sich in dem quadratischen Teil des Adapters.
8. Verwenden Sie bei Bedarf die Kabelhaken des Adapter-Sets, um die Kabel zu sichern.

### Schritt 1: Befestigung am Instrument mit Montagehalterung

Verbinden Sie die Kabel mit dem Adapter.


1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Netz Kabel an den Adapter an.
2. Stecken Sie den orangefarbenen Stecker des Instrumentenkabels in den Adapter.




Installieren Sie den Adapter mit den Kabeln in der Montagehalterung.

3. Vergewissern Sie sich, dass sich die Verriegelungslasche der Montagehalterung in der entriegelten (herausgezogenen) Position befindet.
4. Schieben Sie den Adapter von der linken Seite der Halterung in Position.
5. Stellen Sie sicher, dass der Adapter in die Halterung einrastet.

6. Drücken Sie die Verriegelungslasche nach unten, um den Adapter zu sichern.

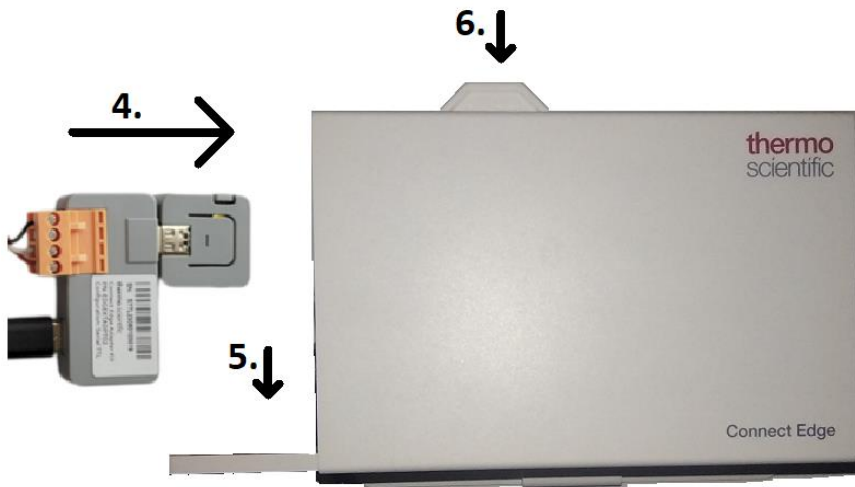

Das folgende Bild zeigt den Adapter in der Halterung und den eingerasteten Verriegelungsmechanismus.

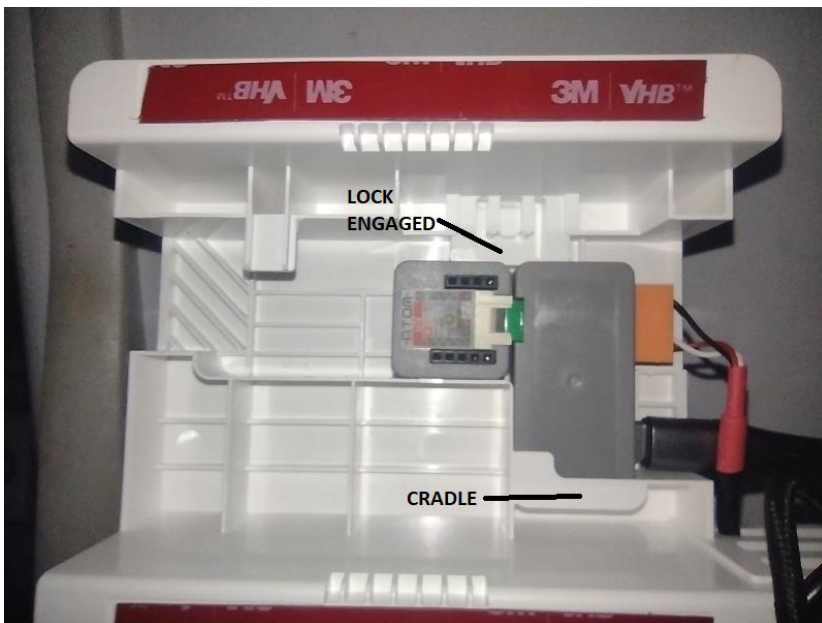

Befestigen Sie die Montagehalterung am Instrument.

7. Bestimmen Sie die Position der Halterung und beachten Sie dabei Folgendes:
  - a. Die Befestigung kann über integrierte Magnete oder angebrachte Klebestreifen erfolgen.
  - b. Stellen Sie sicher, dass die Kabel ihr Ziel erreichen können.
  - c. Die WLAN-Leistung ist besser, je höher der Adapter angebracht ist.
8. Setzen Sie die Halterung auf das Instrument.
  - a. Wenn Sie Klebestreifen verwenden, entfernen Sie vor dem Anbringen die rote Schutzfolie von den Klebestreifen und drücken Sie das Gerät 10 Sekunden lang an, um einen guten Halt sicherzustellen.
9. Führen Sie die Kabel durch die Kabelführung der Montagehalterung, um die Kabel zu sichern.
10. Verwenden Sie bei Bedarf die Kabelhaken des Adapter-Sets, um die Kabel zu sichern.




## Schritt 2: Anschließen des Geräteadapterkabels

Verbinden Sie Ihren Geräteadapter über die serielle Schnittstelle mit dem zu überwachenden Objekt. Schließen Sie das serielle Kabel des Geräts (mit dem orangefarbenen Stecker) an den RS232/485/USB-Anschluss Ihres Geräts an.



## Schritt 3: Stromversorgung über eine USB-C-STROMQUELLE

1. Stecken Sie den USB-A-Stecker in das Netzteil.
  - a. HINWEIS: Wenn die Ausrüstung über eine USB-Stromquelle verfügt, kann diese verwendet werden, sofern sie den Spezifikationen im Abschnitt „Stromoptionen“ entspricht.
2. Bei Verwendung des Adapters, der mit den Adapter-Sets geliefert wird:
  - a. Stecken Sie den zugehörigen Ausgangsstecker in das Netzgerät.
  - b. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
    - i Der Stecker sollte sich leicht drehen lassen und mit einem Klicken einrasten.

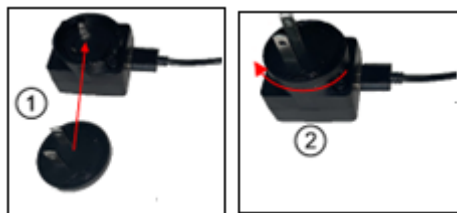

3. Stecken Sie den Stecker in eine geeignete Steckdose.

### **Schritt 3: Stromversorgung über PoE (bei Verwendung der PoE-Basis)**

1. Schließen Sie ein Ende eines Ethernet-Kabels an den RJ45-Port auf der POE-Basis des Adapters an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels an ein PoE-fähiges Netzwerkgerät an, das die Datennetzwerkverbindung bereitstellt. (Hinweis: WLA am Adapter ist deaktiviert, wenn die PoE/Ethernet-Basis angeschlossen ist).

### **Anschließen von Sensoradapter und Sensoren**

Der Sensoradapter enthält integrierte Magnete und vormontierte Klebestreifen. Beachten Sie, dass die Adapterkonfiguration abgeschlossen sein sollte, bevor der Adapter an seinem endgültigen Standort platziert wird. Wenn generische Sensoren verwendet werden, siehe Abschnitt „Verwendung generischer Sensoren mit dem Sensoradapter“.

Zum Anbringen mittels Magneten:

1. Wählen Sie eine Stelle mit einer flachen Metalloberfläche. Wenn Sie WLAN verwenden, wählen Sie einen hohen Standort, der sich so nah wie möglich an einem Zugangspunkt befindet.
2. Platzieren Sie den Adapter so, dass sich das Logo von Thermo Scientific oben befindet.
3. Bei Ethernet-Versionen verbinden Sie den Adapter über ein Ethernet-Kabel mit einem Netzwerk mit Internetzugang.

Zum Anbringen mit Klebestreifen:

1. Wählen Sie eine Stelle mit einer flachen, sauberen Oberfläche. Wenn Sie WLAN verwenden, wählen Sie einen hohen Standort, der sich so nah wie möglich an einem Zugangspunkt befindet.
2. Entfernen Sie die Folie von den Klebestreifen, die an der Unterseite des Adapters angebracht sind.
3. Drücken Sie den Adapter mit dem Thermo-Scientific-Logo nach oben gegen die Oberfläche.
4. Bei Ethernet-Versionen verbinden Sie den Adapter über ein Ethernet-Kabel mit einem Netzwerk mit Internetzugang.


### **Anbringen von Sensoren**

1. Entfernen Sie die 2 Kabelführungsschienen vom Sensoradapter.
2. Bei analogen Sensoren bringen Sie den entsprechenden nummerierten Aufkleber (im Lieferumfang des Sensoradapters enthalten) am grünen Sensorstecker an, um den Sensorkanal für diesen Sensor zu kennzeichnen.
3. Schließen Sie den Sensor an den entsprechenden Kanal an.
4. Verlegen Sie das Sensorkabel wie gewünscht.
5. Optional: Nachdem alle analogen Sensoren angebracht wurden, bringen Sie die Sensorkabelklemmen wieder an, um die Kabel zu fixieren.
6. Bei einem digitalen Sensor schließen Sie den Sensor an den digitalen Sensorkanal an.

### **Versorgung mit Strom\***

1. Stecken Sie den entsprechenden Netzstecker in das Netzgerät.
2. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
  - a. Der Netzstecker sollte sich leicht drehen lassen und mit einem Klicken einrasten.
3. Verbinden Sie ein Ende des USB-C-Netzkabels mit dem Netzteil und das andere Ende mit dem Geräteadapter.

\* Wenn Sie eine alternative Stromversorgung verwenden, stellen Sie sicher, dass diese den Spezifikationen im Abschnitt „Stromoptionen“ entspricht.

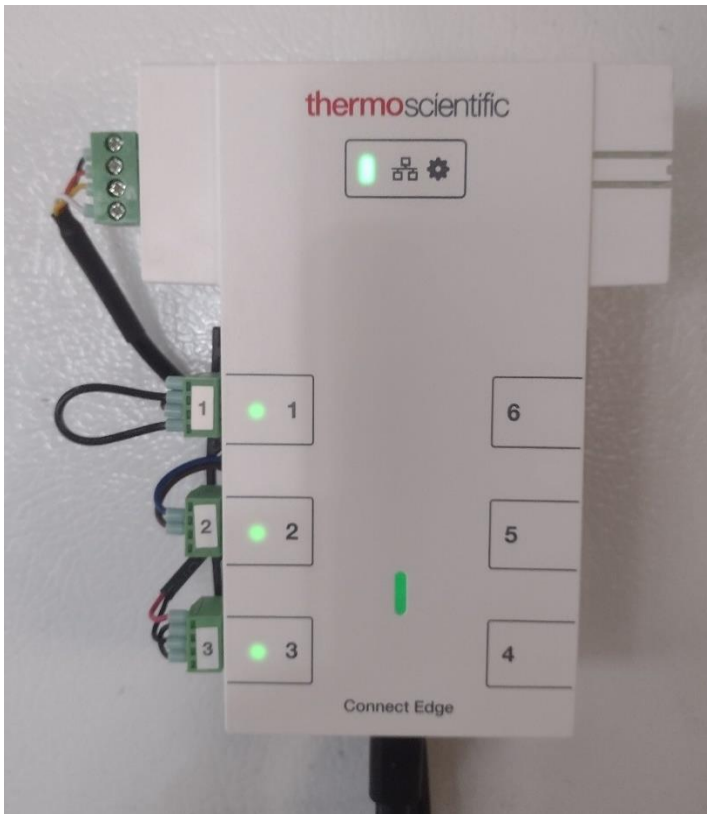


Verwendung generischer Sensoren mit dem Sensoradapter





Der Connect Edge-Sensoradapter unterstützt Sensoren, die die in der folgenden Tabelle beschriebenen Anforderungen erfüllen.

Technische Daten des Sensors	Anforderung
Ausgänge	4-20 mA ODER Spannung (0 bis 30 V) ODER potenzialfreier Kontakt
Ausgangsspannung	Maximal: 30 V
Spannungseingang (falls vom Sensoradapter bereitgestellt)	22 – 24 V
Spannungsausgang (falls vom Sensoradapter bereitgestellt)	Maximal: 500 mW
Potenzialfreier Kontakt, maximale Spannung	24 V
Leitungsquerschnitt	20 – 28 AWG




Hier wird die Pinbelegung des Analogsteckers des Sensoradapters gezeigt.

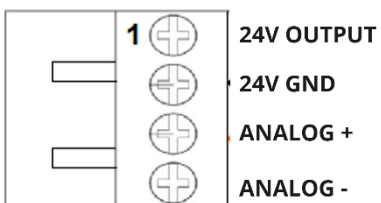

Hier wird die Auswahl der Verdrahtung und des Eingangstyps bei Verwendung der internen 24-V-Stromquelle des Sensoradapters gezeigt.

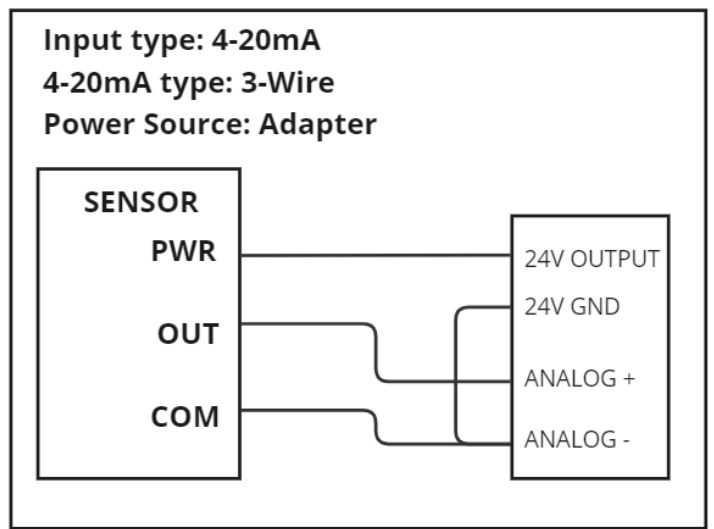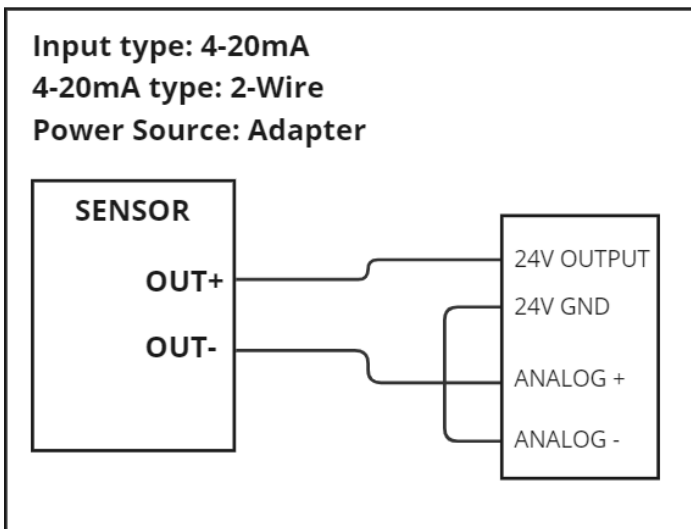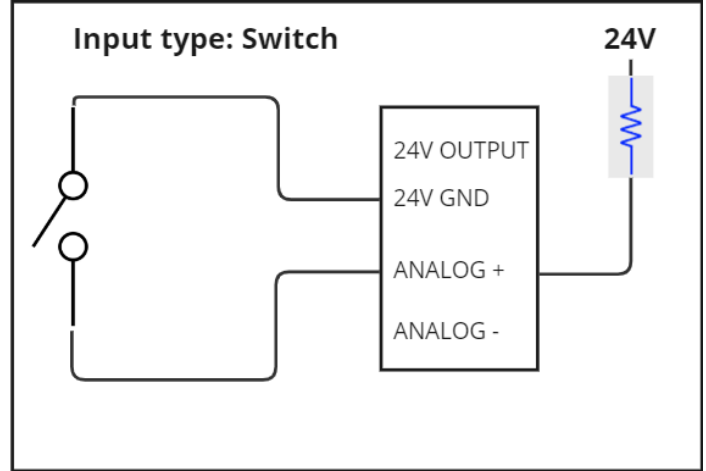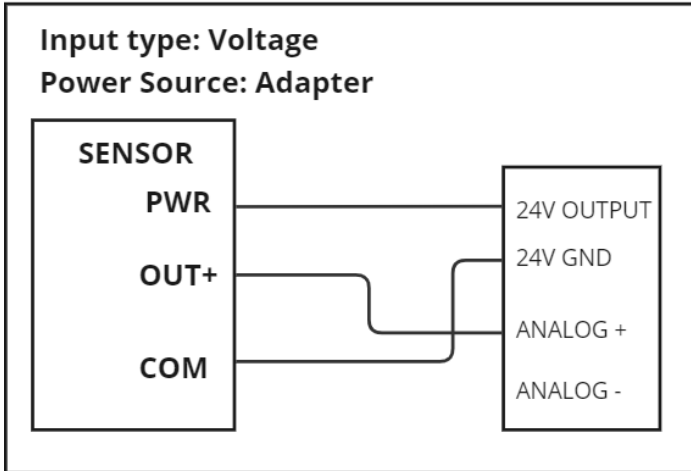

Hier wird die Auswahl der Verdrahtung und des Eingangstyps bei Verwendung einer externen Stromquelle gezeigt.

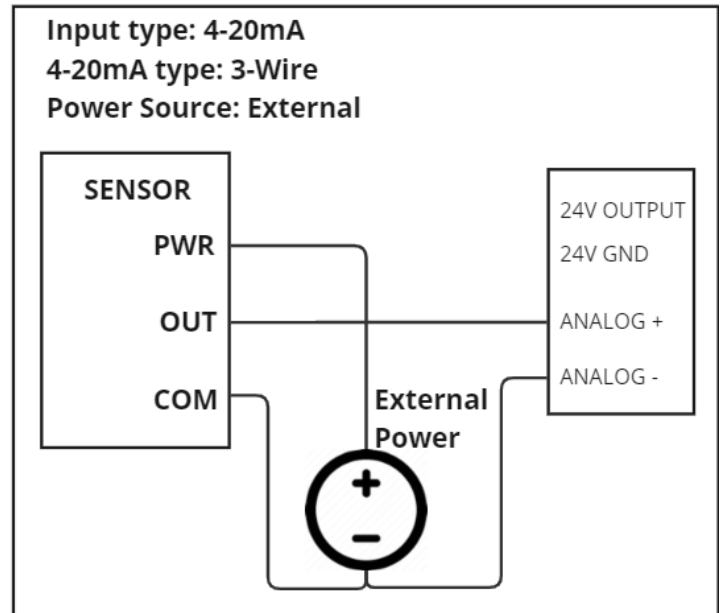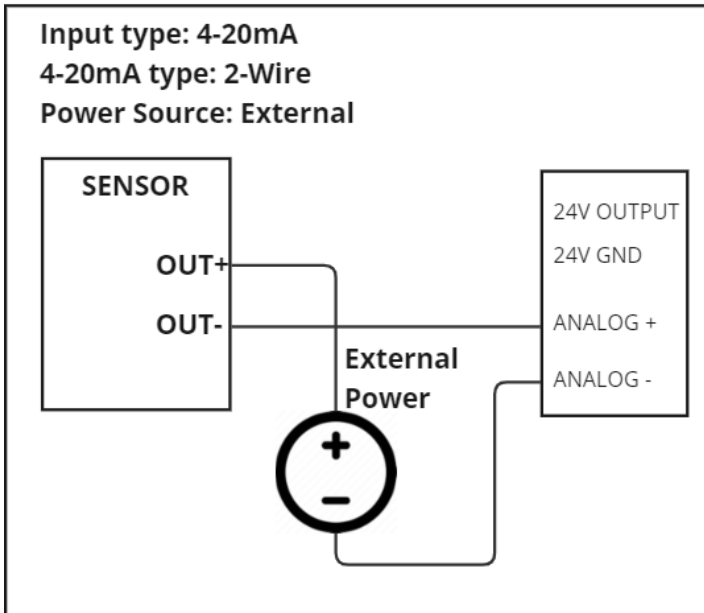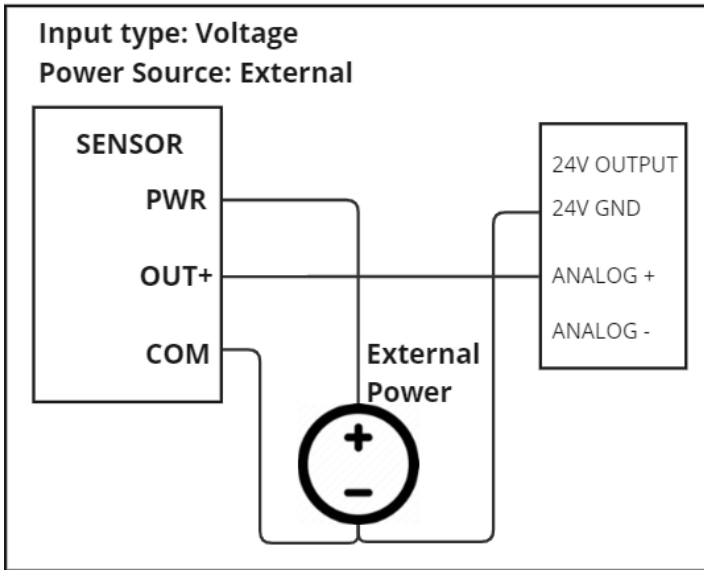

# Hardwarekomponenten

## Gateway

### Gateway-Schnittstellen

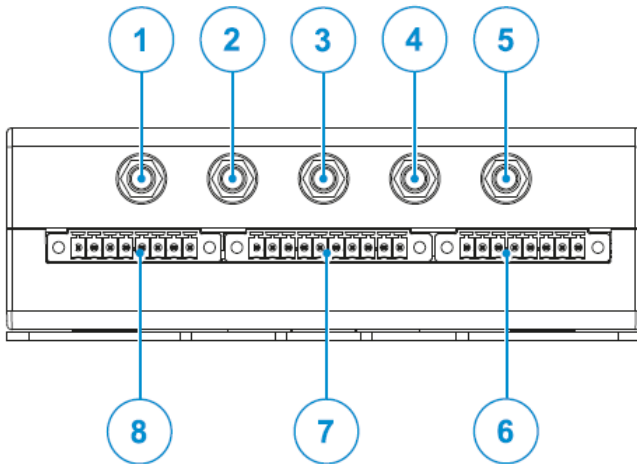


Abbildung 1: Gateway – Anschlüsse auf der Vorderseite

Nr.	Descrizione	Unterstützte Modelle
1	Antennenanschluss für 2,4-GHz-WLAN	Alle mit Ausnahme von EDGEPTGATE01
2	Hauptantennenanschluss für das interne Mobilfunkmodem	Alle mit Ausnahme von EDGEPTGATE01, EDGEPTGATE02
3	Antennenanschluss für internes GPS	keiner
4	Diversity-Antennenanschluss für internes Mobilfunkmodem	Alle mit Ausnahme von EDGEPTGATE01, EDGEPTGATE02
5	Antennenanschluss für 5-GHz-WLAN	Alle mit Ausnahme von EDGEPTGATE01
6	Anschluss A (derzeit unbenutzt)	Alle
7	Anschluss B (derzeit unbenutzt)	Alle
8	Anschluss C (derzeit unbenutzt)	Alle


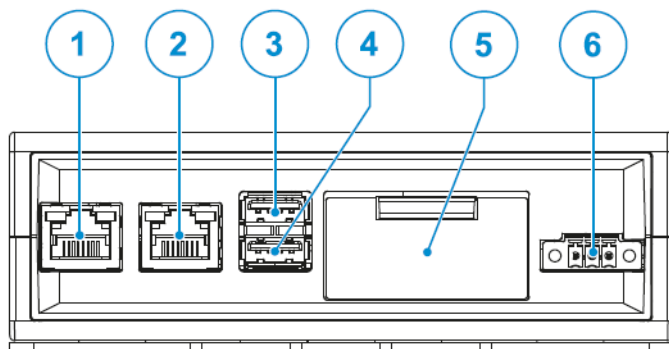



Abbildung 2: Gateway – Anschlüsse auf der Rückseite

Nr.	Beschreibung
1	Ethernet-ETH-1-Konnektor
2	Ethernet-ETH-0-Konnektor
3	USB-0-Konnektor
4	USB-1-Konnektor
5	Service-Panel
6	Stromanschluss (Eingang)

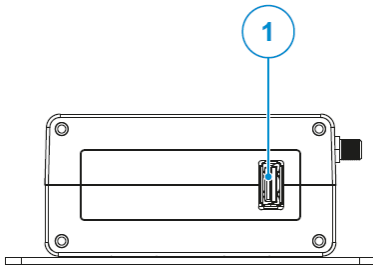

Nr.	Beschreibung
1	USB-2-Konnektor

Abbildung 3: Gateway – Anschlüsse auf der linken Seite

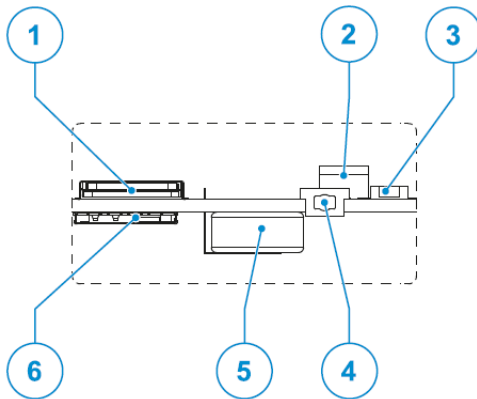

Nr.	Beschreibung
1	Micro-SIM-Kartenschlitz oben (Zughebel)
2	DIP-Schalter (nicht verwendet)
3	Schaltfläche Wiederherstellen
4	Hardware-Reset-Taste
5	RTC-Backup-Supercap (nicht abnehmbar)
6	Micro-SIM-Kartenschlitz unten (drücken/ziehen)

Abbildung 4: Gateway-Servicefunktionen (hinter dem in Abbildung 2 dargestellten Service-Panel)

## Gateway-Merkmale

### Gateway-Hardware-Reset-Taste


Die Taste zum Zurücksetzen der Hardware befindet sich hinter dem Service-Panel (siehe Abbildung 4). Wenn Sie diese Taste drücken, wird sofort ein Hardware-Reset ausgelöst, und das Gateway wird neu gestartet.

### Gateway-Taste zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Die Taste zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen wird für 2 Zwecke verwendet: zur Netzwerkwiederherstellung und zur Systemwiederherstellung. Sie kann mit Hilfe von Abbildung 4 gefunden werden.

Funktion	Vorgehensweise	Ergebnis
Netzwerkeinstellungen wiederherstellen	Halten Sie die Wiederherstellungstaste 5 bis 10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los.	Die Netzwerkeinstellungen werden auf den Werkszustand zurückgesetzt. Alle anderen Gateway-Konfigurationen und registrierten Geräte bleiben unverändert.
Systemeinstellungen wiederherstellen	Halten Sie die Wiederherstellungstaste mindestens 25 Sekunden lang gedrückt, und lassen Sie sie dann los.	Das Gateway wird auf den Werkszustand zurückgesetzt. <b>WARNUNG:</b> Alle Konfigurationsänderungen, Registrierungen und Daten werden gelöscht.

## Gateway-LED-Anzeigen

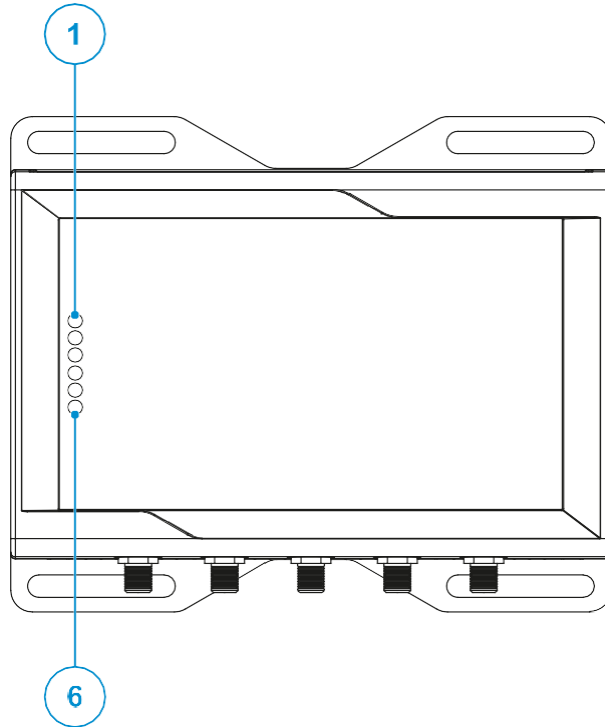

Nr.	Anzeige	Farbe	Status
1	Status 1	Grün	LED blinkt: Bootvorgang des Gateways und Vorbereitung der Gateway-Software LED leuchtet dauerhaft: Gateway ist bereit
2	Status 2	Grün	Nicht verwendet
3	Status 3	Bernsteinfarben	LED blinkt: Versuch, eine Verbindung zur Cloud herzustellen LED leuchtet dauerhaft: Verbindung mit der Cloud hergestellt
4	Status 4	Bernsteinfarben	Blinkende LED nach dem Hochfahren zeigt einen Fehler beim Hochfahren oder Starten der Software an
5	CELLULAR (Interne Mobilfunkmodem-Aktivität)	Grün	LED leuchtet dauerhaft: Modem eingeschaltet LED blinkt: Modem ist mit dem Mobilfunknetz verbunden
6	STROMVERSORGUNG:	Blau	LED EIN: Produkt wird von der externen Stromquelle versorgt LED AUS: Produkt wird nicht von der externen Stromquelle versorgt

## Geräteadapter

### Eigenschaften des Geräteadapters

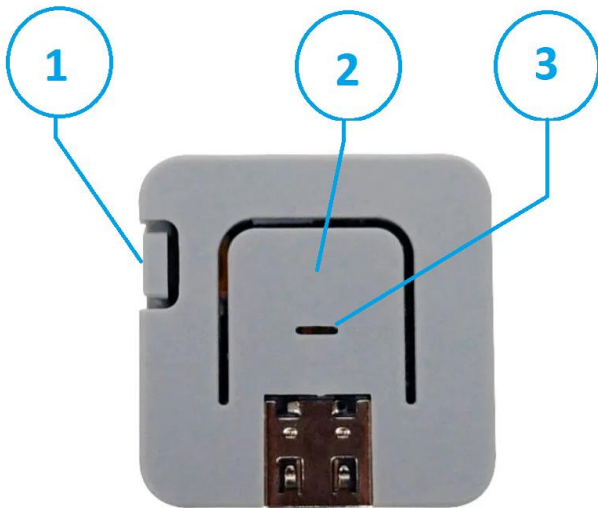


Abbildung 5: Adaptereigenschaften

Nr.	Beschreibung	Funktion
1	Hardware-Reset-Taste	Drücken löst einen Neustart des Adapters aus
2	Zentrale Taste	Wird zurzeit nicht verwendet
3	RGB-LED	Statusanzeige

### LED-Anzeigen am Geräteadapter

RGB-LED: Betriebsmodus (nach erfolgreicher Konfiguration)


RGB	Frequenz	Status
Weiß	Dauerhaft	Die Konfiguration ist frei. (Lieferzustand)
Rot	Blinkend	Störung erkannt. (z. B. Flash-Beschädigung erkannt)
Rot	Dauerhaft	Verbindungsfehler. (Verbindung zu Zugangspunkt nicht möglich oder keine Aushandlung des PHY)
Gelb	Dauerhaft	Verbindung OK. (Versuch, eine Verbindung zum WS-Endpunkt herzustellen)
Grün	Dauerhaft / Blitzlicht	Verbindung OK. Blitzlicht zeigt empfangene Daten vom WS-Endpunkt oder seriell empfangene Daten vom Gerät an.

RGB-LED: Konfigurationsmodus (d. h. über USB an das Edge Gateway angeschlossen)

RGB	Frequenz	Status
<b>Weiß</b>	Blinkend	Konfigurationsmodus. Dieser Zustand wird immer dann erreicht, wenn der Adapter über USB konfiguriert wird.  Der Adapter verbleibt in diesem Zustand, bis die Konfiguration entweder erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.
<b>Rot</b>	Blinkend	Konfiguration fehlgeschlagen. Dieser Zustand wird immer dann erreicht, wenn der Adapter nicht in der Lage ist, eine neue Konfiguration über USB zu speichern.  Der Adapter bleibt in diesem Zustand, bis er zurückgesetzt oder die Stromversorgung unterbrochen wird.
<b>Grün</b>	Blinkend	Konfiguration akzeptiert. Dieser Zustand wird immer dann erreicht, wenn der Adapter erfolgreich eine neue Konfiguration über USB speichert.  Der Adapter bleibt in diesem Zustand, bis er zurückgesetzt oder die Stromversorgung unterbrochen wird.


## Verdrahtung der Geräteadapter

Die korrekte Verdrahtung für Geräteadapterkabel ist unten dargestellt:

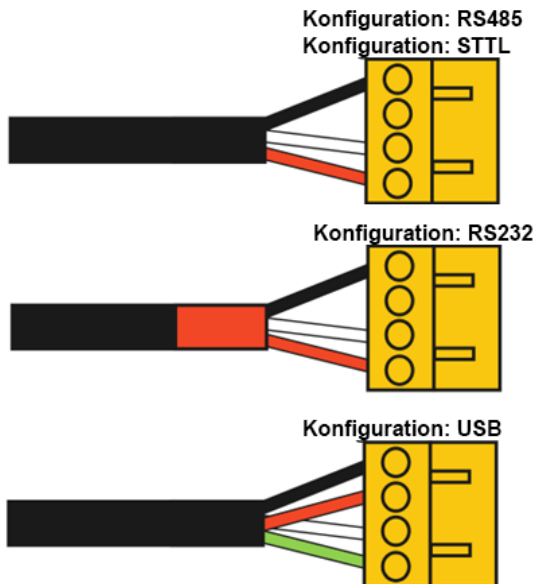


## Sensoradapter

### Eigenschaften des Sensoradapters

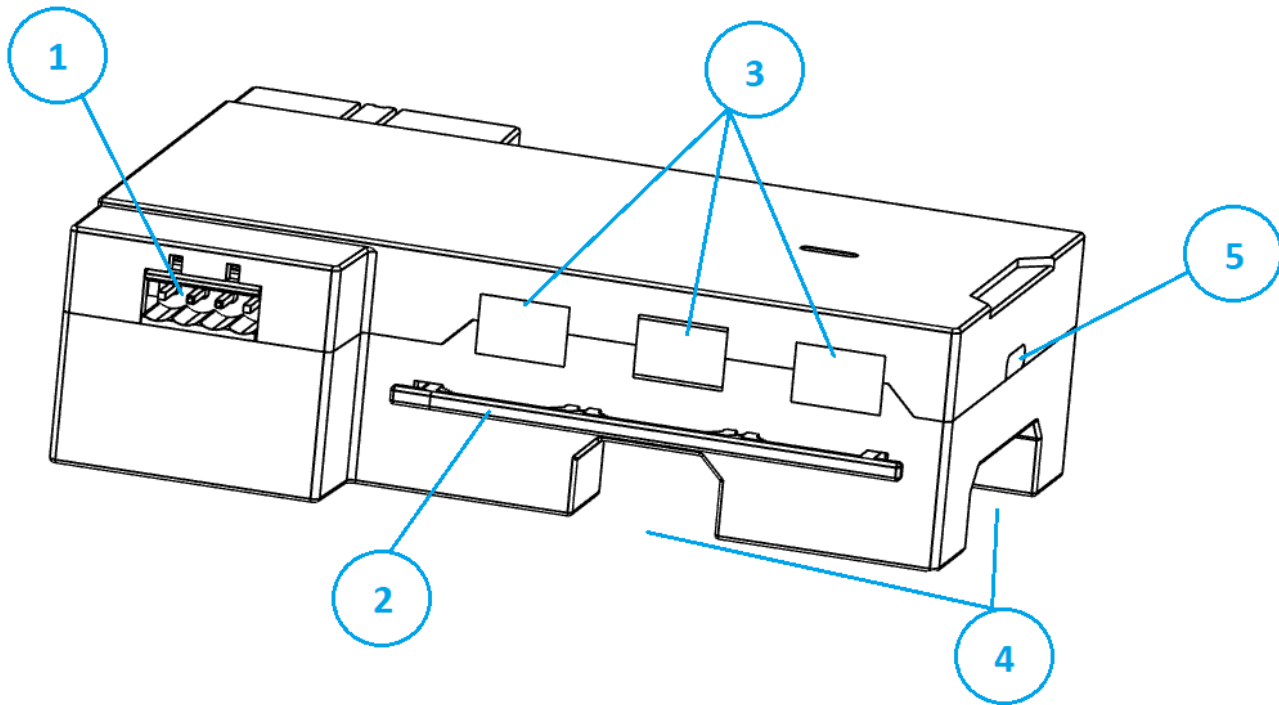


Nr.	Beschreibung	Funktion
1	Digitaler Anschluss	Anschluss für Digitalsensor
2	Kabelführungsarm	Kabelmanagement
3	Analoganschlüsse 1-3	Anschluss für Analogsensoren
4	Kabelführungskanäle	Kabelmanagement
5	USB-C-Anschluss	Netzkabelanschluss Konfiguration über das Gateway

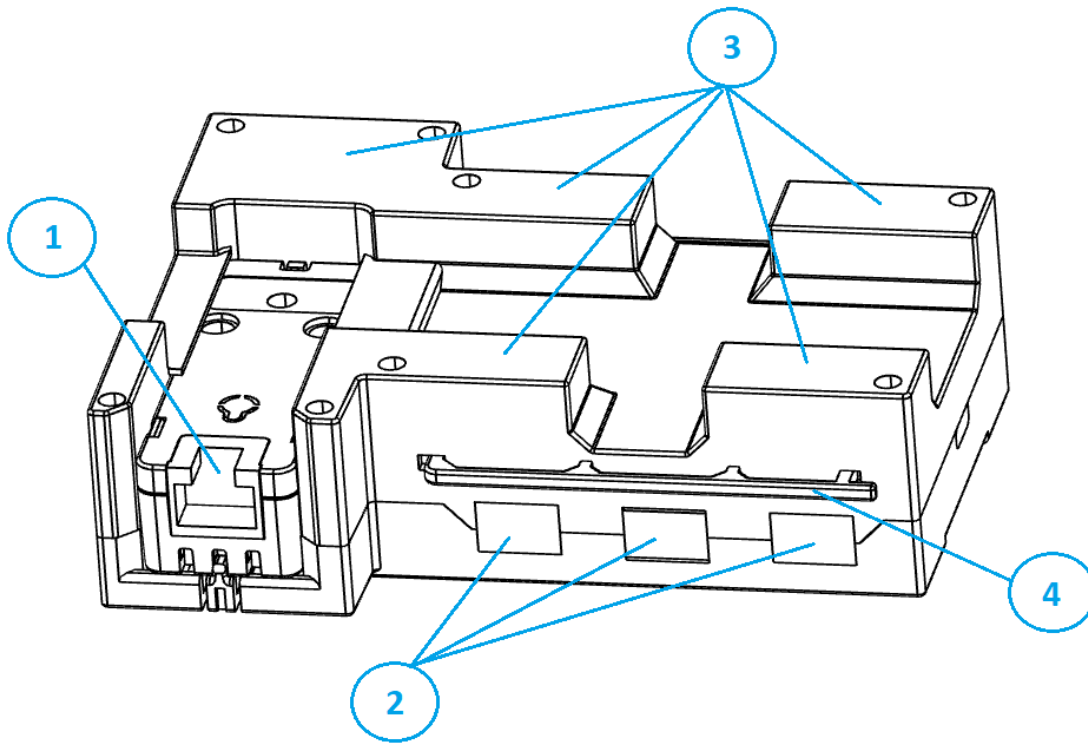

Nr.	Beschreibung	Funktion
1	RJ45-Ethernet-Anschluss	Ethernet-Anschluss (nur Ethernet-Modell)
2	Analoganschlüsse 4-6	Anschluss für Analogsensoren
3	Magnete, Klebestreifen	Integrierte Magnete und angebrachte Klebestreifen zur Befestigung
4	Kabelführungsarm	Kabelmanagement

## LED-Anzeigen am Sensoradapter

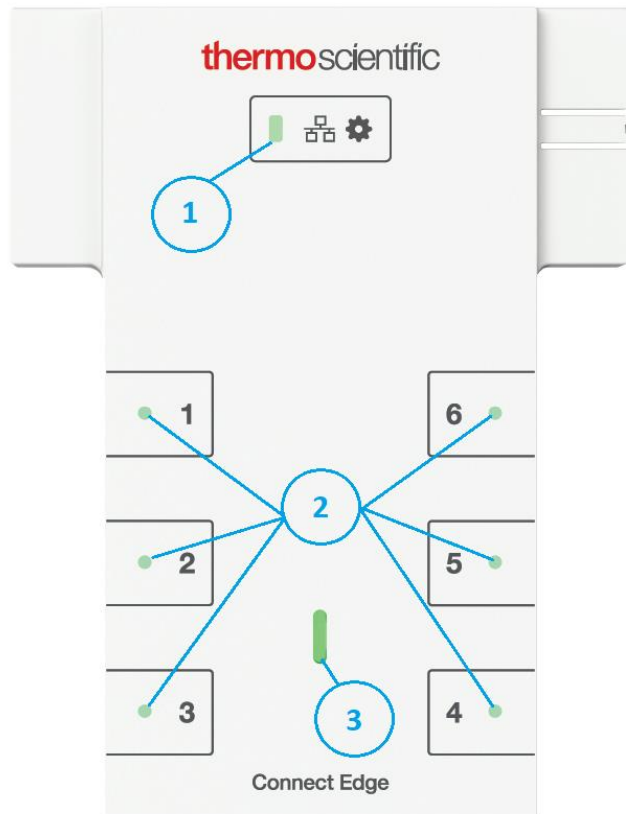

Nr.	Beschreibung
1	Konfigurations- und Netzwerk-LED - Siehe RGB-LED in „LED-Anzeigen des Geräteadapters“
2	Stromversorgungs-LED des Analoganschlusses - Grün = 24-V-Ausgang aktiviert (bei nicht konfigurierten Anschlüssen wird der 24-V-Ausgang nach der Kommunikation mit dem Gateway deaktiviert)
3	Stromunterbrechungs-LED - Rot: Stromunterbrechung

## InstrumentConnect – Überblick

InstrumentConnect ist die universelle Plattform für vernetzte Laborgeräte innerhalb der Thermo Fisher Connect-Plattform. Sie können auf Ihre Gerätedaten entweder über das Internet oder über die mobile Anwendung InstrumentConnect zugreifen, die sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte verfügbar ist.


### Zugriff auf Gerätedaten

Melden Sie sich bei Ihrem InstrumentConnect-Konto an unter [www.thermofisher.com/edgelogin](http://www.thermofisher.com/edgelogin).

### Dashboard-Ansicht

Dies bringt Sie zu Ihrem Geräte-Dashboard. Von diesem Dashboard aus können Sie alle Geräte sehen, die mit Ihrem Konto verbunden sind.

Um von einer beliebigen Stelle in Thermo Fisher Connect zu dieser Ansicht zurückzukehren, wählen Sie in der linken Navigation „Instrumente > Verbundene Instrumente“ aus.

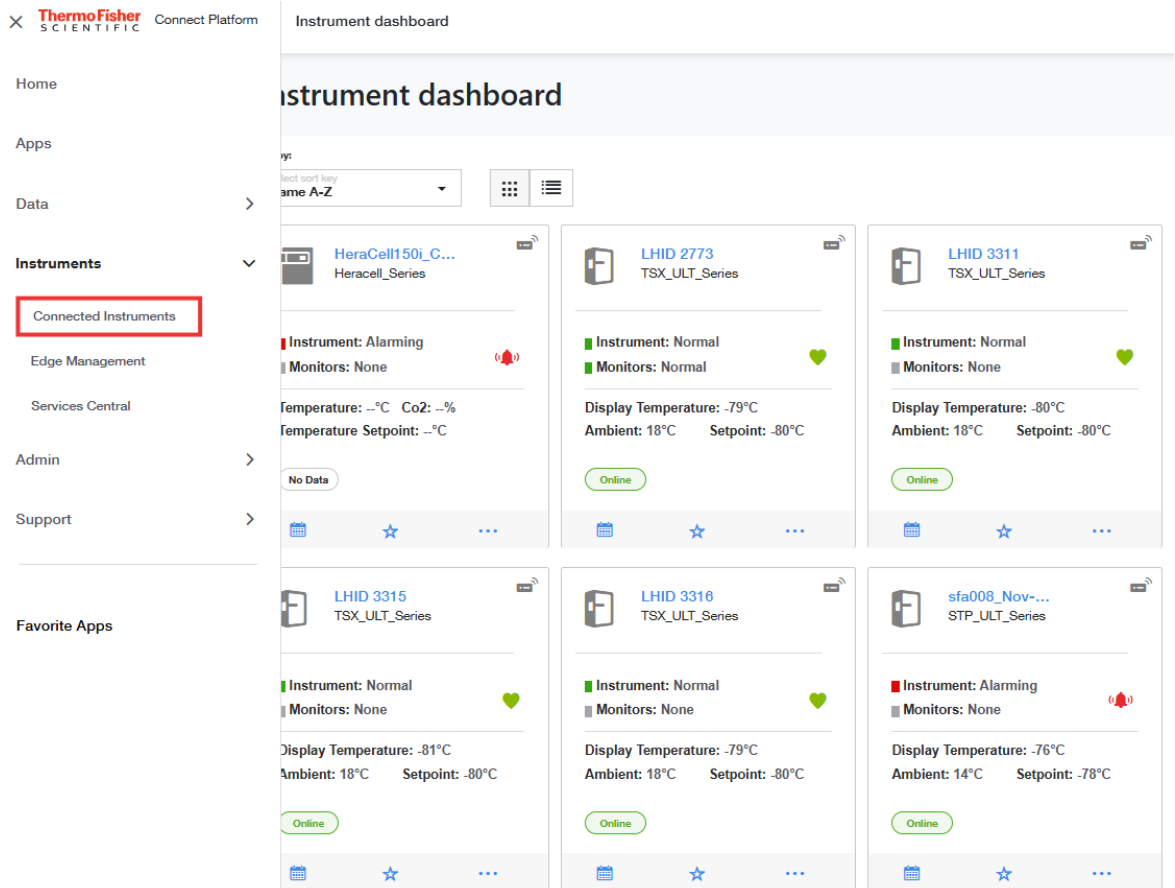


Sie können Lieblingsgeräte festlegen, die oben auf Ihrem Dashboard angezeigt werden. Klicken Sie auf den Stern in der Gerätekachel in Ihrem Dashboard, um das Gerät als Favorit zu kennzeichnen.


## Benutzer verwalten

Der erste Benutzer, der sich mit einem Gerät verbindet, wird zum Administrator (Standard). Ein Administrator kann das Gerät dann für andere Personen freigeben, die über ein Thermo-Fisher-Connect-Konto verfügen, und sie als Basisbenutzer oder Administrator festlegen. Über das Menü Benutzer verwalten kann ein Administrator Benutzer für das Gerät bestimmen und entfernen.

1. Auf diesem Dashboard mit Ihren verbundenen Geräten können Sie alle Geräte sehen, die mit Ihrem InstrumentConnect-Konto verbunden sind. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dropdown-Menü des Geräts, dessen Benutzer Sie verwalten möchten, und wählen Sie Benutzer verwalten aus.

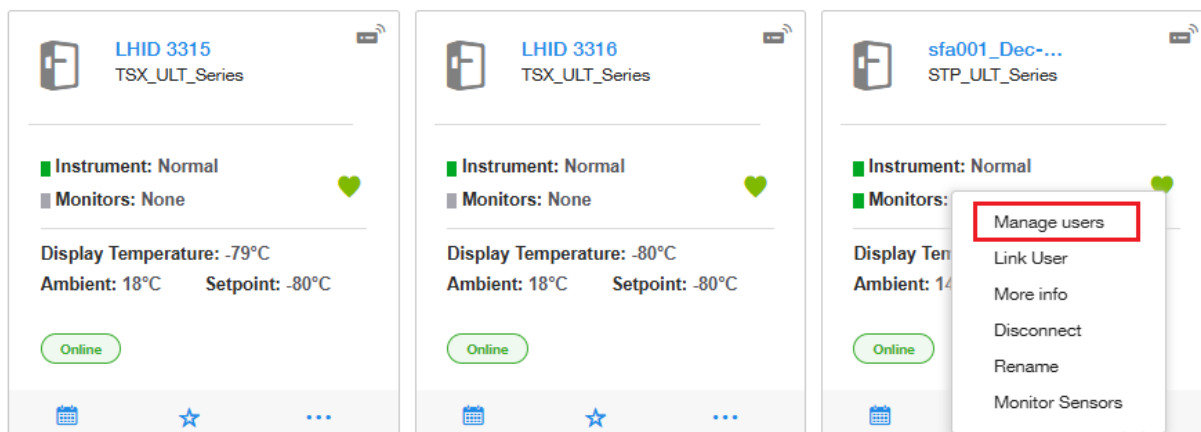

2. Sobald Sie auf Benutzer verwalten klicken, öffnet sich ein neues Fenster. Hier können Sie die Verknüpfung für neue Benutzer auswählen oder vorhandene Benutzer entfernen.

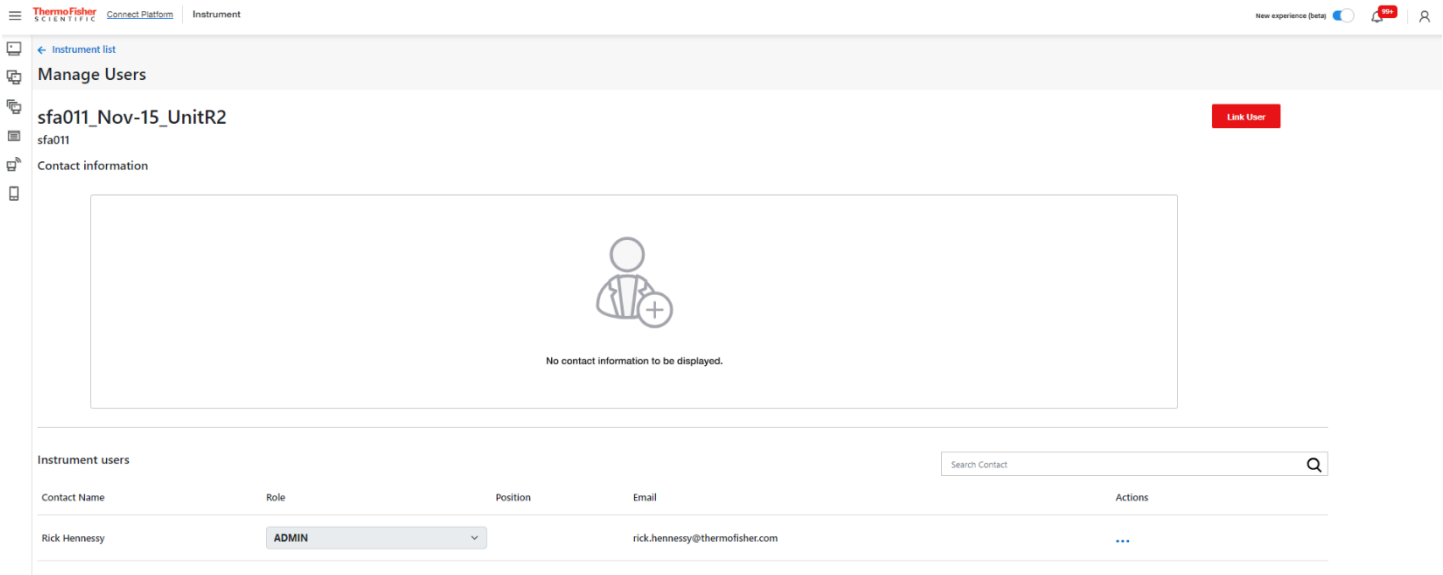


## Analysatoren/Monitore

Mit Monitoren können Sie Warnungen und Alarme für Datenströme, beispielsweise Sensoreingangsdaten, festlegen. Diese können je nach Bedarf auf der Grundlage von Schwellenwerten oder statistischen Messungen festgelegt werden. Mit Monitoren können Sie diese Warn-/Alarmregeln für die aktive Überwachung aller von Connect Edge unterstützten Geräte erstellen.

Die Konfiguration der Monitore kann durch Auswahl von „Sensoren überwachen“ aus dem Menü einer Gerätekachel oder wie folgt aufgerufen werden:

1. Wählen Sie aus Ihren Geräten ein Gerät aus und wählen Sie Weitere Informationen unter den Auslassungspunkten des Instruments aus.
2. Wählen Sie auf dem Dashboard des jeweiligen Geräts das Dropdown-Menü Gerät aus, um auf die Einstellungen zuzugreifen.

3. Gehen Sie zu Geräteeinstellungen und dann zu Monitore.

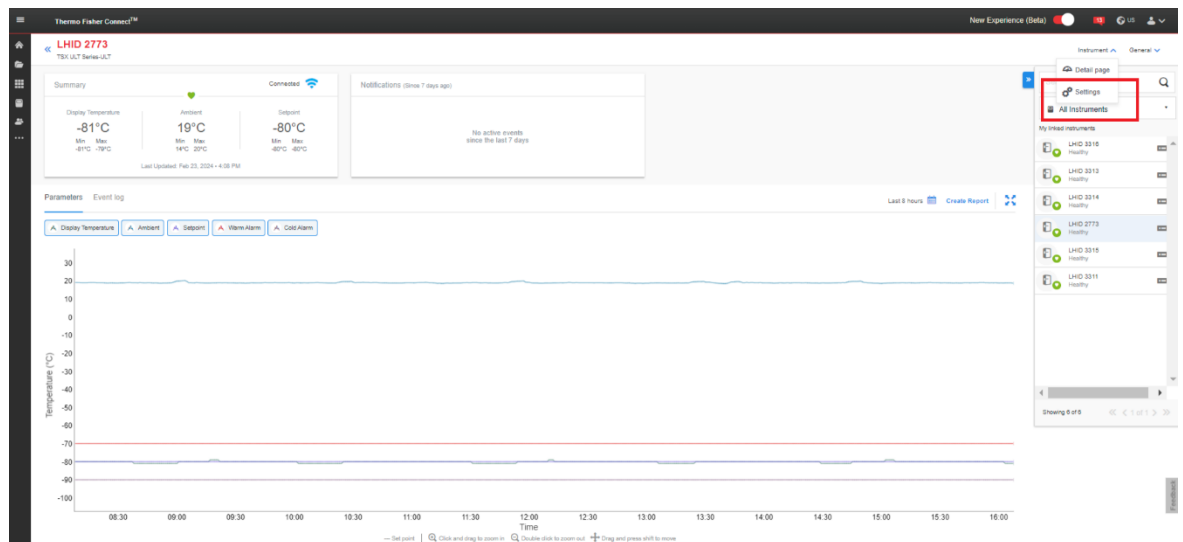

Bei der Erstellung einer Überwachungsregel kann der Benutzer Folgendes konfigurieren:

- den Typ der Datenprobe, die Sie für die Regel verwenden möchten
- den Rohsensorwert oder eine statistische Berechnung der Datenwerte (Max, Min, Durchschnitt oder Summe)

Um einen Monitor zu erstellen, wählen Sie neben dem Datenbeispieltyp „Monitor hinzufügen“ aus, konfigurieren Sie die Einstellungen und klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.

Als Administrator eines Geräts können Sie über die Monitoranwendung auch Regeln löschen/ändern. Um eine bereits erstellte Regel zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol für diese Regel und wählen Sie „Löschen“ aus.

**Hinweis:** Benutzer, die mit einem bestimmten Gerät verknüpft sind, erhalten Benachrichtigungen (abhängig von den Einstellungen für individuelle Benutzerbenachrichtigungen), sobald eine Bedingung einer Monitore-

Alarmregel erfüllt ist. Sie können für einen bestimmten Datenstrom/Sensor mehrere Monitore-Alarmregeln erstellen. Es werden Informationen für die Monitore-Alarme/-Alarmregeln zur Verfügung gestellt.

## Ansehen von Gerätedaten


Durch Doppelklicken auf eine Gerätekachel oder Auswahl von „Weitere Informationen“ im Menü der Gerätekachel im Dashboard gelangen Sie zur Detailseite. Auf dieser Seite haben Sie folgende Möglichkeiten:

Übersichtskarte: Zeigt die wichtigsten Parameter und aktuellen Sensormesswerte für das Gerät an. Der Zustand (Normal, Alarm, Warnung) sowie der Verbindungsstatus werden ebenfalls angezeigt.

Benachrichtigungen: In diesem Fenster werden die neuesten aktiven Ereignisse für die Geräte angezeigt.


Parameter-Diagramm: Skalierbare und anpassbare Grafik der überwachten Sensoren/Telemetriedaten.

Ereignisprotokoll: Filterbarer Verlauf der Ereignisse, Alarme usw., die vom Gerät geliefert werden.

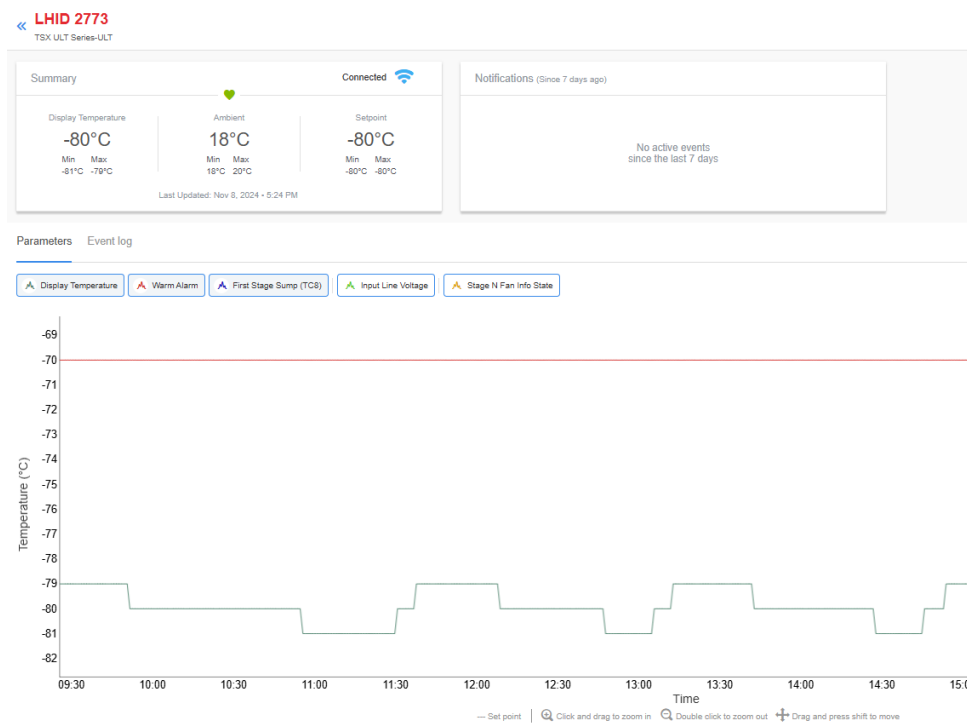

## Berichte erstellen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bericht erstellen** auf dem Bildschirm und wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste entweder Tabellendaten CSV oder Tabellendaten PDF aus. Dadurch wird der Bericht erstellt und im entsprechenden Ordner „Einzelberichte“ im Datenspeicher gespeichert.

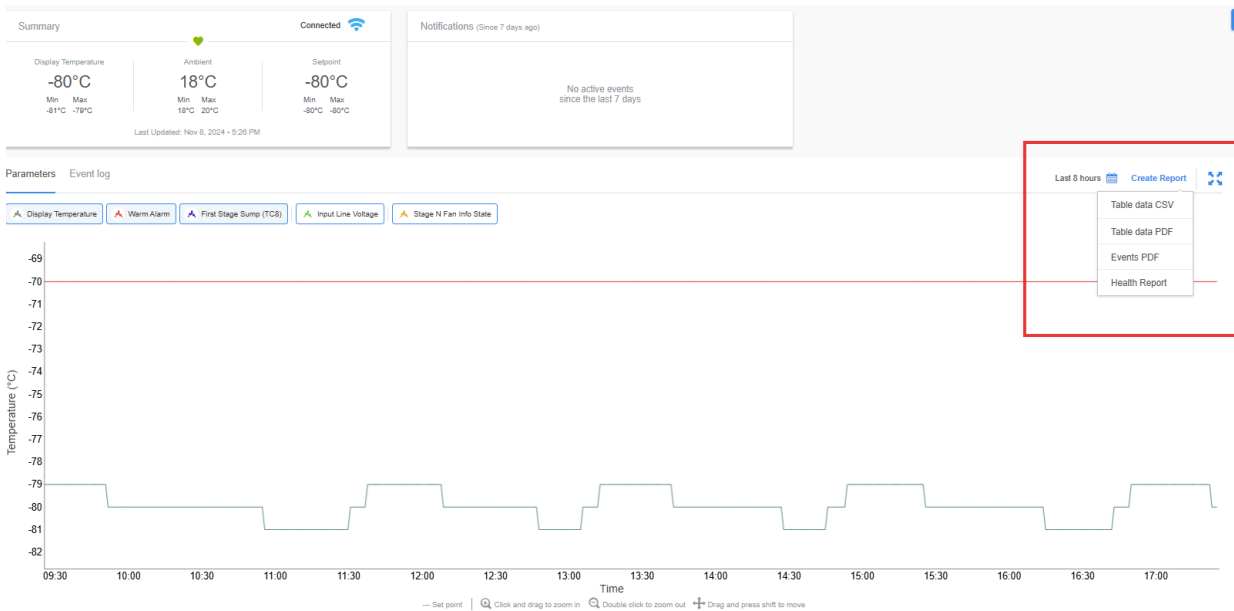

Wählen Sie das DataConnect-Symbol im linken Bereich des Fensters aus. Wählen Sie den Ordner und den Gerätenamen in diesem Ordner aus, für den der Bericht erstellt wurde. Wählen Sie die gewünschte Berichtsdatei und Aktion > Download; dadurch wird die Berichtsdatei heruntergeladen.

## OPC-UA™-Server – Übersicht


Die Connect Edge-Plattform unterstützt einen OPC UA™-Server, der für die Verbindung mit OPC UA-Client-Software über das lokale Netzwerk verwendet werden kann. Dabei handelt es sich um einen abonnementbasierten Dienst, der Gerätedaten in einem Verzeichnisbaum zur Verfügung stellt, auf den der OPC UA-Client zugreifen kann.

### Kaufen und registrieren Sie ein OPC-UA-Abonnement

Bevor Sie OPC UA nutzen können, wenden Sie sich an Ihren Vertriebskontakt von Thermo Fisher, um ein OPC UA-Abonnement zu erwerben und dieses Abonnement über das Connect Edge-Registrierungsportal unter <https://www.thermofisher.com/productregistration> zu registrieren. Abonnements werden für die Anzahl der Geräte benötigt, die für den OPC UA-Zugang aktiviert werden sollen, aber diese Geräte können sich auf jedem Gateway befinden.


### Installieren Sie die OPC-UA-Server-Software

Navigieren Sie zum Edge Gateway-Management, wie im Abschnitt **Gateway Management** beschrieben. Suchen Sie im Dashboard nach dem spezifischen Gateway, auf dem die OPC-UA-Software installiert werden soll, und wählen Sie die OPC-UA-Umschalttaste auf der rechten Seite aus. Während der Installation wird ein sich drehendes Symbol angezeigt. Das Bild unten zeigt ein Gateway nach der Installation der OPC-UA-Software.

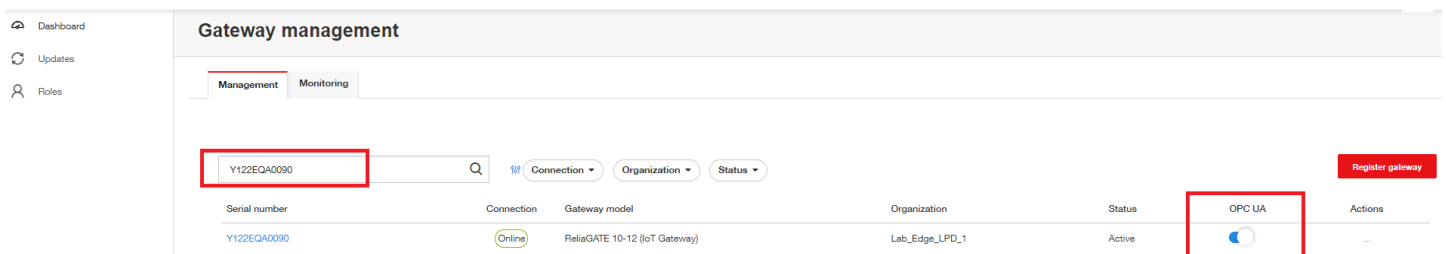

## Gerät(e) auf dem OPC-UA-Server aktivieren

Um dem OPC-UA-Server Gerätedaten hinzuzufügen, navigieren Sie zur Gateway-Management-Geräteliste eines Gateways, an dem das Gerät registriert ist. Wählen Sie die OPC-UA-Umschaltfläche auf der rechten Seite aus. Während das Gateway so konfiguriert ist, dass es die Gerätedaten zum OPC-UA-Server hinzufügt, wird ein sich drehendes Symbol angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt eine Geräteliste mit einem für OPC UA aktivierten Gerät.

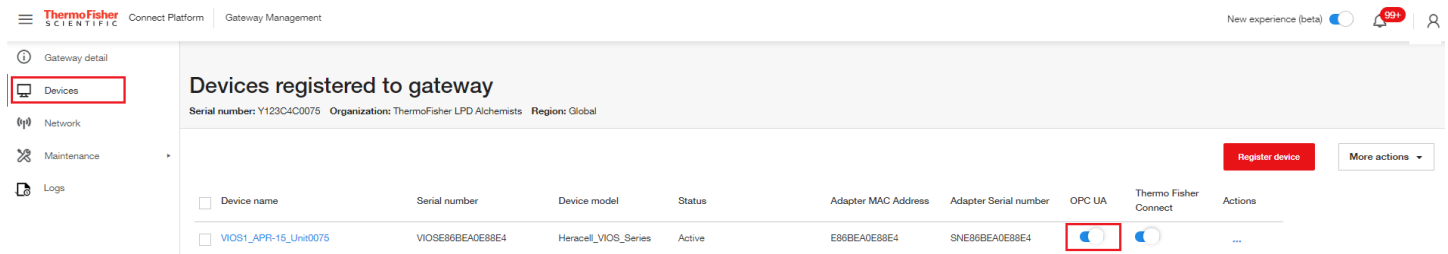

## OPC-UA-Server-Servicekonten

Das Gateway-Administratorkonto verfügt über OPC-UA-Rechte für die Administration, so dass OPC-UA-Clients mit diesen Anmeldedaten eine Verbindung zum OPC-UA-Server herstellen können. Über die lokale Webschnittstelle des Gateways können OPC-UA-Servicekonten erstellt werden, die andere Benutzernamen-/Passwort-basierte Konten für die Verbindung zum Server bereitstellen.

Der Zugang und die Einrichtung dieser Konten wird unter „OPC-UA-Servicekonten verwalten“ beschrieben.

## OPC-UA-Server – Verbindung und Datenzugriff

Verwenden Sie einen der folgenden Schritte, um einen OPC-UA-Client mit dem Server zu verbinden:

Server-URL: <https://<gateway ip address>:4843/connectedge>

Server-URL: <opc.tcp://<gateway ip address>:12686/connectedge>


Anmeldeinformationen: Es werden nur Benutzernamen-/Passwort-Anmeldeinformationen unterstützt. Standardmäßig kann das Gateway-Administratorkonto verwendet werden. Servicekonten können wie im vorherigen Abschnitt beschrieben erstellt werden.

Informationen zu den spezifischen Verzeichnisbaum-Parametern finden Sie in der aktuellen OPC-UA-Dokumentation in unserem Ressourcenbereich unter [www.thermofisher.com/connectedge/resources](http://www.thermofisher.com/connectedge/resources).


# Einstellen der statischen IP-Adresse des PCs

## Windows 10 für PC


1. Navigieren Sie zum Bedienfeld
2. Wählen Sie **Netzwerk- und Freigabecenter** aus
3. Wählen Sie **Adaptoreinstellungen ändern** aus

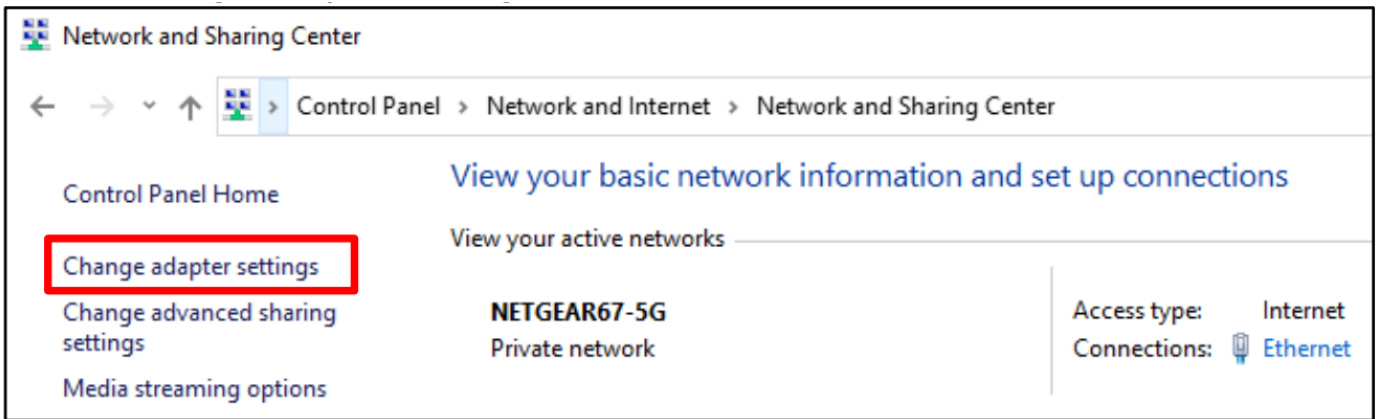


4. Wählen Sie Ihren Ethernet-Adapter aus der Liste aus
5. Wählen Sie **Einstellungen für diese Verbindung ändern** aus

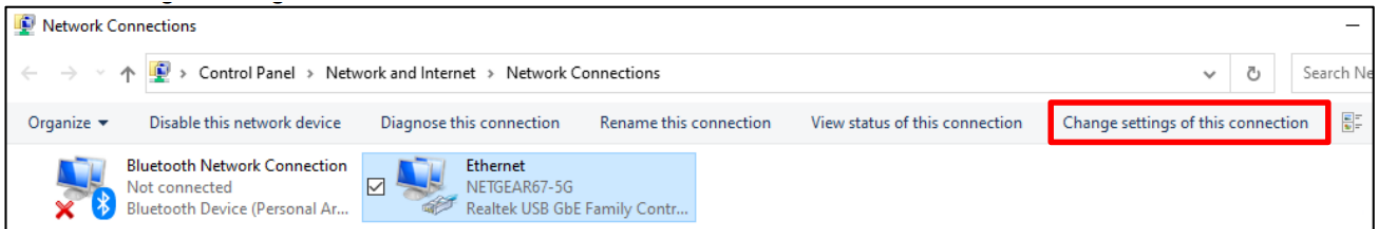

6. Wählen Sie aus der Verbindungsliste die Option TCP/IPv4 aus
7. Wählen Sie **Eigenschaften**

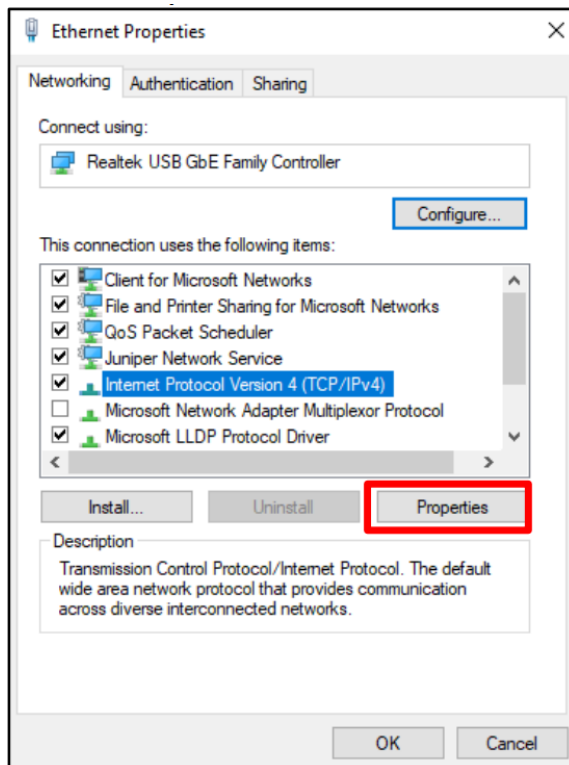


## 8. IP-Eigenschaften eingeben und speichern (OK) aus).

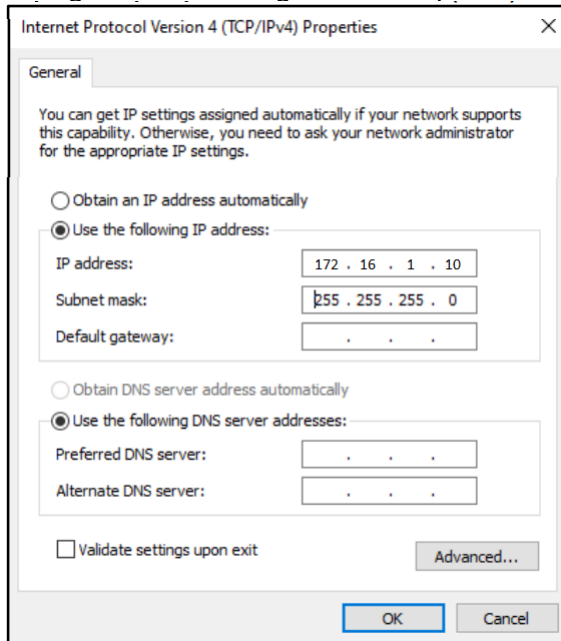

## MAC OS

1. Navigieren Sie zu den **Systemeinstellungen** (entweder von Ihrem Dock aus oder durch Klicken auf das Apple-Menü oben auf Ihrem Bildschirm).
2. Wählen Sie Netzwerk aus
3. Wählen Sie Ihre Ethernet-Verbindung aus dem Listenmenü auf der linken Seite aus
4. Ändern Sie die Option IPv4 konfigurieren auf „Manuell“.
5. Geben Sie die IP-Eigenschaften ein und bestätigen Sie.

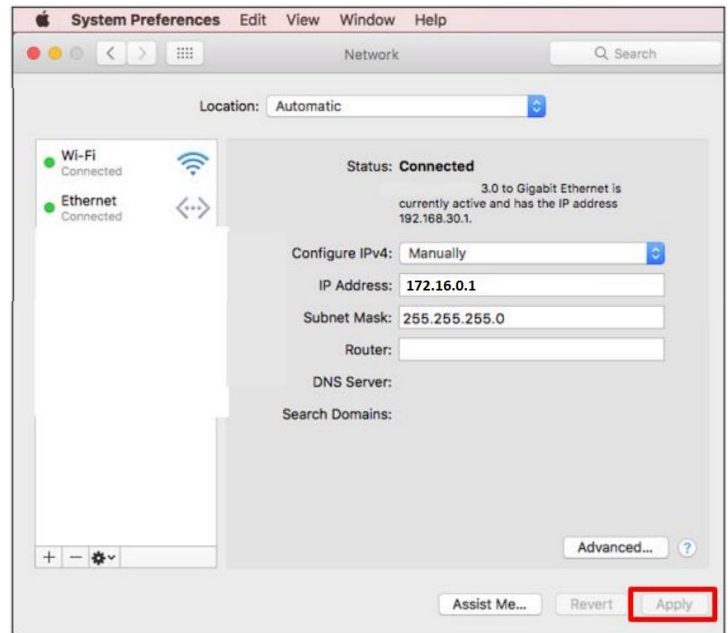

# Anleitung für die Netzwerkeinbindung

## Netzwerkanforderungen

### Benötigte Portöffnungen

#### Externe Ports von Netzwerk A (Internet) öffnen

- 443 (HTTPS, MQTTS)
  - broker.cg.tfcprod.thermofisher.com
  - \*.iot.us-east-1.amazonaws.com
  - edt-data-manager-s3-bucket.apps.thermofisher.com
- 123 (NTP)\*
  - \*.ntp.org

- 53 (Domain-Namen-Service)
  - URL hängt von den konfigurierten DNS-Servern ab
- 1194 (Rapid OpenVPN – geräteabhängig)
  - URL ist ortsabhängig

\* Das Network Time Protocol (NTP) ermöglicht die genaue Einstellung der Systemuhr und wird benötigt. Greift auf pool.ntp.org zu. Bitte erlauben Sie dem Gateway, den lokalen oder Internet-NTP-Server zu erreichen, um die Systemzeit zu synchronisieren.

### Lokale Ports von Netzwerk A (Internet) öffnen

Wenn die Einstellung „Lokal aktivieren (Benutzeroberflächen- und Gerätezugriff)“ auf „Ja“ gesetzt ist:

- 443 (HTTPS, wenn „Lokal aktivieren (Benutzeroberflächen- und Gerätezugriff)“ auf „Ja“ gesetzt ist)
  - Für lokale Benutzeroberflächen- und Geräteverbindungen
- 4443 (TLS, wenn „Lokal aktivieren (Benutzeroberflächen- und Gerätezugriff)“ auf „Ja“ gesetzt ist)
  - Für lokale Benutzeroberflächen- und Geräteverbindungen

Falls OPC UA installiert ist:

- 4843 (HTTPS)
- 12686 (OPC.TCP)

### Ports von Netzwerk B (Geräte-/Dienstnetzwerk) öffnen

- 22 (Bietet SSH-Zugang für lokale Fehlersuche)
- 67 (DHCP-Server-Zugriff)
- 443 (HTTPS)
- 4443 (TLS-Authentifizierung)
- 4843 (HTTPS, falls OPC UA installiert ist)
- 12686 (OPC.TCP, falls OPC UA installiert ist)

### Netzwerk A (Externes Netzwerk)

ETH 1, WLAN 1 und Mobilfunk werden für die Cloud-Konnektivität genutzt. Es kann möglicherweise nur eine Benutzeroberfläche ausgewählt werden.

Verwendete Protokolle:

- HTTPS
- MQTTS
- NTP
- DNS
- DHCP
- OPC.TCP (falls OPC UA installiert ist)

### ETH 1

Kann so konfiguriert werden, dass eine IP-Adresse von einem DHCP-Server bezogen oder ein IP manuell festlegt wird.

Kann geeignete Ports für Gerätedienste und lokalen UI-Zugriff bereitstellen.

- Falls „DHCP verwenden (IP-Adresse automatisch beziehen)“ ausgewählt wird, muss das Netzwerk über einen DHCP-Server verfügen, um die erforderlichen IP-Einstellungen bereitzustellen.
  - Es wird empfohlen, die IP-Adresse auf dem DHCP-Server zu reservieren
- Falls eine statische IP verwendet wird, muss Folgendes konfiguriert werden:
  - IP-Adresse
  - Teilnetzmaske
  - Standard-Gateway-IP
  - DNS-Server
- Falls von ETH 1 Instrumente und/oder lokaler UI-Zugriff benötigt werden, können Sie dies aktivieren:
  - Verwendung der Einstellung „Lokal aktivieren (Benutzeroberflächen- und Gerätezugriff)“
  - Öffnet Port 443 und 4443

## WLAN 1

Kann so konfiguriert werden, dass eine IP-Adresse von einem DHCP-Server bezogen oder ein IP manuell festlegt wird.

Kann geeignete Ports für Gerätedienste und lokalen UI-Zugriff bereitstellen.

Nur Stationsmodus

- Falls „DHCP verwenden (IP-Adresse automatisch beziehen)“ ausgewählt wird, muss das Netzwerk über einen DHCP-Server verfügen, um die erforderlichen IP-Einstellungen bereitzustellen.
  - Es wird empfohlen, die IP-Adresse auf dem DHCP-Server zu reservieren
- Falls eine statische IP verwendet wird, muss Folgendes konfiguriert werden:
  - IP-Adresse
  - Teilnetzmaske
  - Standard-Gateway-IP
  - DNS-Server
- Falls von ETH 1 Instrumente und/oder lokaler UI-Zugriff benötigt werden, können Sie dies aktivieren
  - Verwendung der Einstellung „Lokal aktivieren (Benutzeroberflächen- und Gerätezugriff)“
  - Öffnet Port 443 und 4443

## Richtlinien zur Implementierung

- Implementierter WLAN-Standard
  - 802.11a/b/g/n
- Verfügbare Sicherheitsstandards
  - WPA (nicht empfohlen)
  - WPA2
  - WPA/WPA2 (nicht empfohlen)
  - WPA2 Enterprise
    - Unterstützt Schnelleinstellungen für PEAP-MSCHAPv2 und EAP-TLS, einschließlich Optionen zum Hochladen von Zertifikaten
    - Vollständig anpassbare Einstellungen werden über einen wpa\_suppl-Editor unterstützt
- Gewünschter Signalpegel
  - Eine Signalstärke < -70 dBm wird nicht empfohlen und führt zu einer Warnung auf der Gateway-Management-Überwachungsseite.
- SSID-Namensbeschränkungen
  - Keine

## Mobilfunk

Die unterstützten Dienste sind anbieterspezifisch.  
Connect Edge

- Verfügbare Einstellungen
  - APN
  - Wählzeichenfolge
  - Auth.-Typ: <anbieterspezifisch>
  - Benutzername: <anbieterspezifisch>
  - Passwort: <anbieterspezifisch>
- Signalstärke
  - Eine Signalstärke < -95 dBm wird nicht empfohlen und führt zu einer Warnung auf der Gateway-Management-Überwachungsseite.
- Unterstützter SIM-Kartentyp
  - Micro-SIM
- Anleitung zum Mobilfunkmodem
  - Schlagen Sie in der Dokumentation des Gateway-Modells nach, um die unterstützten Mobilfunkoptionen zu ermitteln

## Netzwerk B (Geräte-/Dienstnetzwerk)

Beide Schnittstellen (sofern vom Gateway-Modell unterstützt) können gleichzeitig aktiviert sein

Verwendete Protokolle:

- HTTPS
- MQTTS
- WSS
- DHCP
- OPC.TCP (falls OPC UA installiert ist)

Es wird ein DHCP-Server benötigt oder es werden statische IP konfiguriert. Network Address Translation (NAT) wird nicht unterstützt (keine Internetkonnektivität).

## ETH 0

- Wenn „DHCP verwenden (IP-Adresse automatisch beziehen)“ auf „Nein“ eingestellt ist, muss Folgendes konfiguriert werden:
  - IP-Adresse
  - Teilnetzmaske
  - HINWEIS: Standard-Gateway und DNS werden nicht unterstützt, da auf dieser Schnittstelle kein Internetzugang vorhanden ist
- Falls DHCP Server aktiviert ist, muss Folgendes manuell konfiguriert werden:
  - Start-IP-Adresse
  - End-IP-Adresse
  - Teilnetzmaske

## WLAN 0

Bei dieser Option sind zwei Modi verfügbar: Zugangspunktmodus oder Stationsmodus.

### Zugangspunktmodus

- Folgendes muss konfiguriert werden:
  - SSID (Standard ist TF\_GW\_<letzte 4 Ziffern der ETH 0 MAC-Adresse>)
  - WLAN-Passwort ( Voreinstellung wird zufällig zugewiesen)
  - Statische IP-Adresse

- Teilnetzmaske
- Sicherheitsstandard (WPA2 wird dringend empfohlen)
- Funkbetrieb
- Falls DHCP Server aktiviert ist, muss Folgendes manuell konfiguriert werden:
  - Start-IP-Adresse
  - End-IP-Adresse
  - Teilnetzmaske
  - HINWEIS: Standard-Gateway und DNS werden nicht unterstützt, da auf dieser Schnittstelle kein Internetzugang vorhanden ist

## Stationsmodus

- Folgendes muss konfiguriert werden:
  - SSID
  - WLAN-Passwort
  - Erforderlicher Sicherheitsstandard
- Der Funkmodus (Wireless-Kompatibilität) wird automatisch vom Zugangspunkt bestimmt.
- Wenn „DHCP verwenden (IP-Adresse automatisch beziehen)“ auf „Nein“ eingestellt ist, muss Folgendes konfiguriert werden:
  - IP-Adresse
  - Teilnetzmaske
- Ein DHCP-Server kann aktiviert und für Start- und End-IP-Adresse konfiguriert werden

## Richtlinien zur Implementierung

- Implementierter WLAN-Standard
  - 802.11a/b/g/n
- Verfügbare Sicherheitsstandards
  - WPA
  - WPA2
  - WPA2 Enterprise
    - Unterstützt Schnelleinstellungen für PEAP-MSCHAPv2 und EAP-TLS, einschließlich Optionen zum Hochladen von Zertifikaten
    - Vollständig anpassbare Einstellungen werden über einen wpa\_supplicant-Editor unterstützt
- Gewünschter Signalpegel
  - Eine Signalstärke von < -70 dBm löst eine Warnung aus.
- SSID-Namensbeschränkungen
  - Keine

## Netzwerksicherheitsmerkmale und Empfehlungen

- WPA2 oder bessere WLAN-Sicherheit
- Ändern Sie alle Standardpasswörter

## Unterstützte Netzwerkschnittstellen und Konfigurationsoptionen

### Standardeinstellungen

Beim Gateway sind standardmäßig die folgenden Netzwerkkonfigurationsoptionen aktiviert:

- ETH 1: 10/100 Mbps
- ETH 0: 10/100 Mbps

Beim Gateway sind standardmäßig die folgenden Netzwerkkonfigurationsoptionen deaktiviert:

Connect Edge

- WLAN 0: 2,4 oder 5 GHz 802.11a
- WLAN 1: 2,4 oder 5 GHz 802.11a
- Mobilfunk
  - CAT-1 oder CAT-4, je nach Gateway-Modell
  - Siehe Modelldetails für die Unterstützung bestimmter Netzbetreiber


Hinweise zum Erreichen der besten WLAN- und Mobilfunkleistung: Es wird empfohlen, dass die WLAN-Signalstärke < -70 dBm beträgt und nicht um mehr als 4 dBm (+/- 2 dBm) pro Minute schwankt.

- Die empfohlene Mobilfunksignalstärke beträgt < -95 dBm.
- Stellen Sie sicher, dass alle Antennen richtig angeschlossen sind.


## Empfohlene Netzwerktopologien

- Falls eine Segmentierung der Geräteverbindung nicht erforderlich ist, verwenden Sie ein einziges Netzwerk, bei dem alle Komponenten an ETH 1 angeschlossen sind.
- Falls ein isoliertes Labornetzwerk gewünscht wird, verwenden Sie ETH 1 oder WLAN 1 für den Internetzugang und ETH 0 und/oder WLAN 0 für die Verbindung zum Labornetzwerk.
- Die beste Netzwerkleistung erzielen Sie mit einer kabelgebundenen Verbindung.


Die folgenden Diagramme sind Beispiele für die verschiedenen unterstützten Netzwerktopologien.

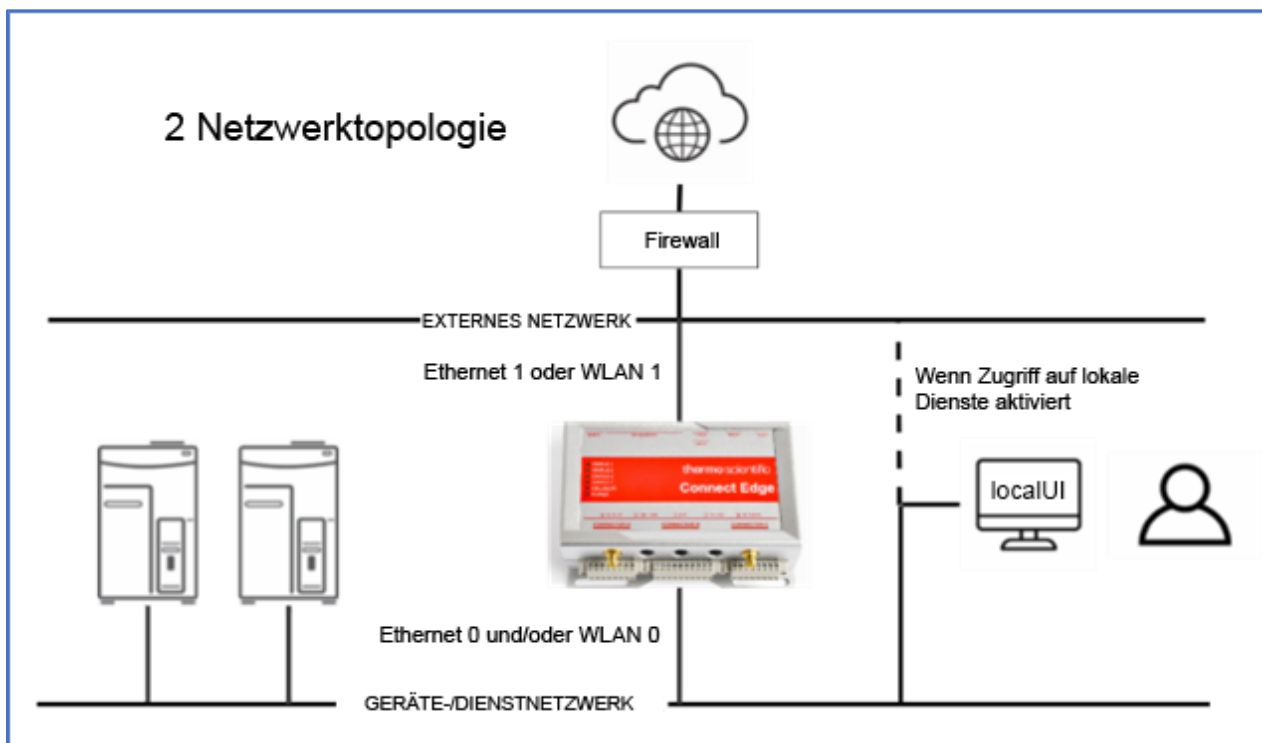


## Einzel-Netzwerktopologie

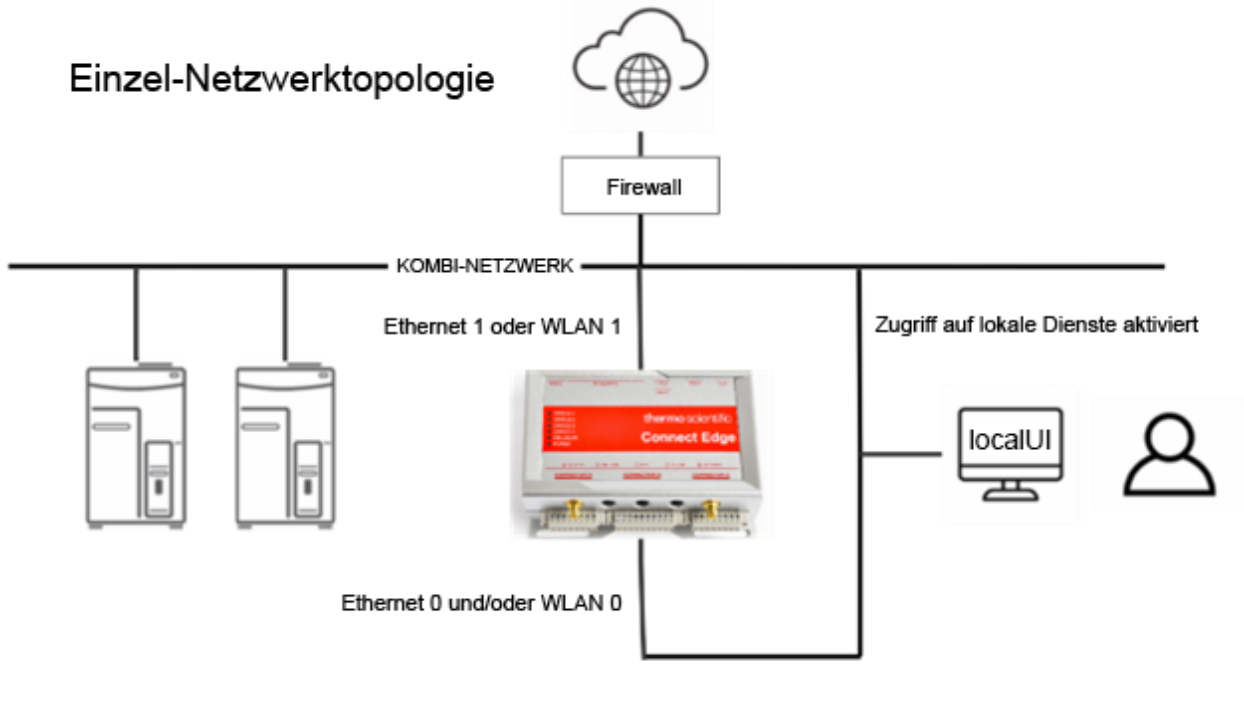

## Direkte WLAN-Netzwerktopologie

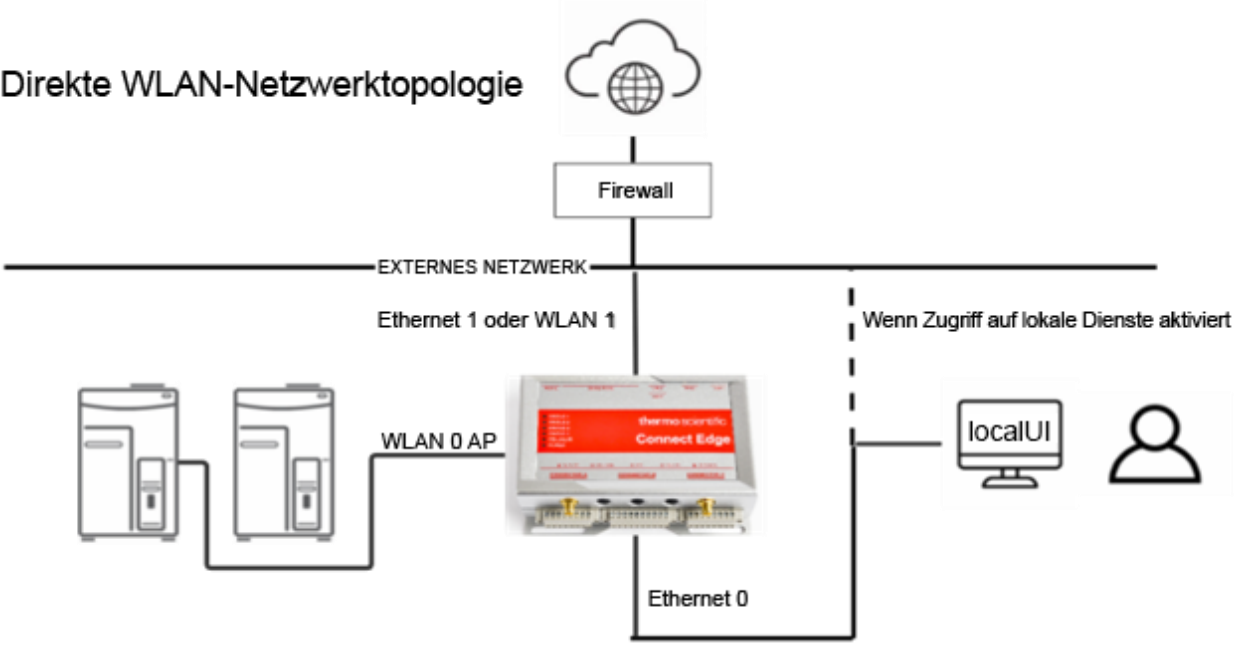

# Mobilfunk-Netzwerktopologie

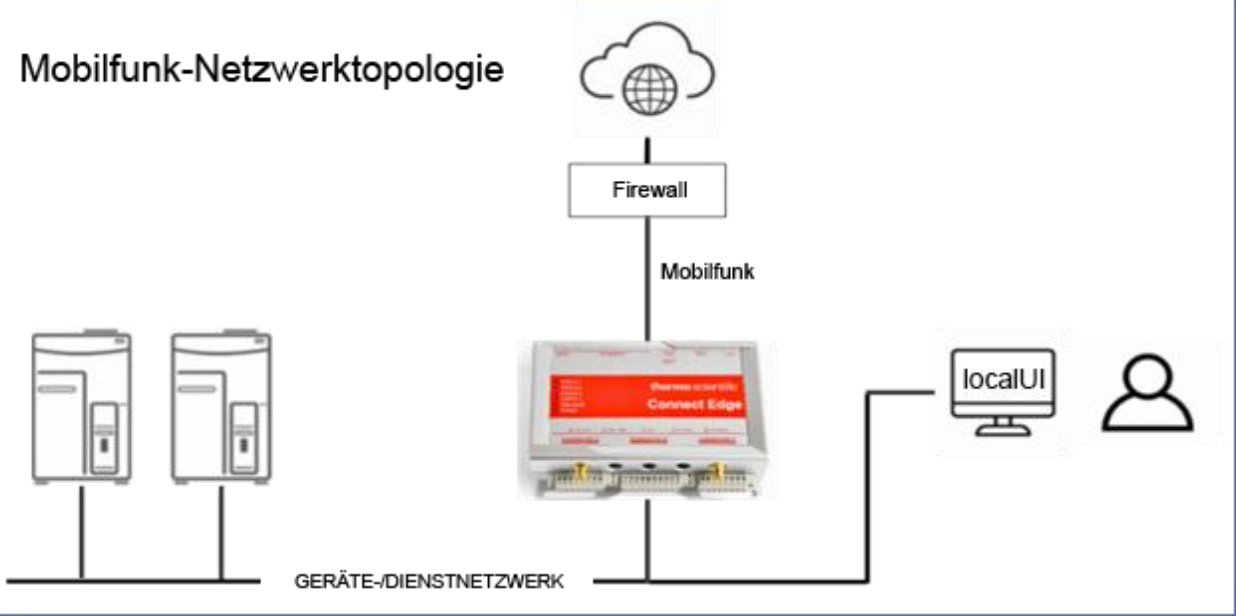

# Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gateway wurde nicht gebootet	Keine Stromversorgung	Falls die blaue Strom-LED nicht leuchtet, überprüfen Sie, ob das Netzteil ordnungsgemäß an eine stromführende Steckdose angeschlossen ist.
	Neustart fehlgeschlagen	Falls die blaue Strom-LED leuchtet, trennen Sie das Gateway vom Stromnetz, warten Sie 10 Sekunden, und schließen Sie es dann wieder an das Stromnetz an.
Gateway-Status-1-LED leuchtet nicht dauerhaft grün	Gateway ist noch in der Vorbereitung	Warten Sie bis zu 20-25 Minuten, bis das Gateway betriebsbereit ist.
Status 3. Die orangefarbene LED blinkt (keine Verbindung zum Gateway-Management-Dienst)	Gateway ist nicht registriert	Registrieren Sie das Gateway.
	Gateway ist nicht mit Ihrem Netzwerk verbunden	Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen für die Internetverbindung.  Überprüfen Sie, ob das Ethernet-Kabel (bei Verwendung von ETH1) richtig angeschlossen ist.
	Netzwerk-Firewall	Überprüfen Sie, ob die Netzwerk-Firewall-Regeln die für die Verbindung erforderlichen ausgehenden Ports blockieren.
Anmeldung bei Gateway-Web-UI über Ethernet 0 (ETH0) nicht möglich	Ethernet-Kabel nicht angeschlossen	Überprüfen Sie, ob das Kabel funktioniert und eine gute Verbindung zum ETH0-Anschluss und zum PC-Anschluss hat.
	PC ist nicht mit einer statischen IP-Adresse konfiguriert	Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Computers für die statische IP-Adresse 172.16.0.10.
Anmeldung bei Gateway-Web-UI nicht möglich (allgemein)	Ungültige URL	Geben Sie in die Adresszeile des Browsers <a href="https://172.16.0.1/">https://172.16.0.1/</a> ein, falls Sie ETH0 verwenden. Ersetzen Sie 172.16.0.1 durch die richtige IP-Adresse, falls Sie eine andere Schnittstelle verwenden.
Anmeldung bei Gateway-Web-UI über (Ethernet 1, WLAN 1) nicht möglich	„Lokal aktivieren (Benutzeroberflächen- und Gerätezugriff)“ ist erforderlich	Verwenden Sie die Gateway-Web-Benutzeroberfläche, um die Einstellung „Lokal aktivieren (Benutzeroberflächen- und Gerätezugriff)“ zu aktivieren.
Kein Zugang zum Gateway-Management-Portal	Nicht bei einer Organisation registriert	Folgen Sie den Benutzeranweisungen, um sich bei einer Organisation zu registrieren.
Gateway nicht im Gateway-Management-Portal gefunden	Gateway ist nicht registriert	Registrieren Sie das Gateway.
Gateway-Registrierung fehlgeschlagen	Der Dienst ist vorübergehend nicht verfügbar	Versuchen Sie es nach einiger Zeit erneut. Falls der Versuch weiterhin fehlschlägt, wenden Sie sich an den Kundensupport.
Gateway-Registrierung bleibt bei Registriert hängen	Gateway hat keine Internetverbindung	Das Gateway bleibt so lange „registriert“, bis es eine Internetverbindung herstellen kann. Danach wechselt es zu „Aktiv“. Siehe Abschnitt Fehlerbehebung zu „Status 3. Die orangefarbene LED blinkt“.
Registrierung oder Deregistrierung des Geräts schlägt fehl oder wird nicht abgeschlossen	Störung während des Prozesses aufgetreten	Versuchen Sie es nach einiger Zeit erneut. Falls der Versuch weiterhin fehlschlägt, wenden Sie sich an den Kundensupport.
Gateway-Betrieb funktioniert nicht wie erwartet	Gateway-Hardware- oder Softwareproblem	Führen Sie die Gateway-Diagnose aus.
Adapter-LED leuchtet dauerhaft weiß	Adapter wurde nicht konfiguriert	Führen Sie die Schritte zur Konfiguration Ihres Adapters aus und wenden Sie die Einstellungen an, indem Sie den Adapter an einen USB-Anschluss des Gateways anschließen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
USB-Konfiguration des Adapters schlägt fehl (LED blinkt rot)	Seriennummer des Adapters nicht gefunden	Überprüfen Sie, ob der in die USB-Buchse eingesteckte Adapter mit der bei der Geräteregistrierung eingegebenen Seriennummer des Adapters übereinstimmt.
	Falsche Netzwerkeinstellungen	Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des Adapters mithilfe der Gateway-Web-UI.
Adapter-LED leuchtet dauerhaft gelb (Netzwerkzugriff, aber keine Verbindung zum Gateway möglich)	Das Gateway ist nicht mit demselben Netzwerk verbunden	Überprüfen Sie, ob das Gateway mit demselben Netzwerk (Subnetz) verbunden ist wie der Adapter.
	Die Schnittstelle muss Lokal aktivieren (Benutzeroberflächen- und Gerätezugriff) eingeschaltet haben.	Wenn Sie Ethernet 1 oder WLAN 1 verwenden, überprüfen Sie mit der Gateway-Web-Benutzeroberfläche, ob die Option „Lokal aktivieren (Benutzeroberflächen- und Gerätezugriff)“ aktiviert ist.
	Adapter muss neu gebootet werden	Drücken Sie die Reset-Taste an der Seite des Adapters ODER Trennen Sie den Adapter von der Stromversorgung und schließen Sie ihn erneut an.
	Das Gateway-Netzwerk konnte nicht ordnungsgemäß gestartet werden	Trennen Sie das Gateway von der Stromversorgung und schließen Sie es erneut an.
Adapter-LED leuchtet dauerhaft rot (kein Netzwerkzugriff)	Falsche Netzwerkeinstellungen	Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des Adapters mithilfe der Gateway-Web-UI. Falls aktualisiert, schließen Sie den Adapter an einen USB-Anschluss des Gateways an, um die Einstellungen zu übernehmen.
	Außerhalb der WLAN-Reichweite	Vergewissern Sie sich, dass sich der Adapter innerhalb der Reichweite des Zugangspunkts befindet.
	Adapter muss neu gebootet werden	Drücken Sie die Reset-Taste an der Seite des Adapters ODER Trennen Sie den Adapter von der Stromversorgung und schließen Sie ihn erneut an.
Adapter shows solid green but data is not showing in Thermo Fisher Connect	Das Gerät ist nicht richtig konfiguriert	Vergewissern Sie sich, dass die serielle/USB-Schnittstelle des Geräts richtig konfiguriert ist.
	Falscher Adaptertyp	Vergewissern Sie sich, dass der Adaptertyp des Geräts (d. h. RS232, RS485 usw.) der richtige ist.
	Die Geräte-/Sensorkommunikation muss zurückgesetzt werden.	Trennen Sie das Kabel vom Gerät/Sensor und schalten Sie den Adapter ein, bevor Sie es wieder anschließen.
Adapter-LED blinkt rot	Ungültige Konfiguration	Trennen Sie die Verbindung zur PoE-Ethernet-Basis, falls angeschlossen (WLAN ist deaktiviert, falls angeschlossen).
Adapter-Ethernet-Basis funktioniert nicht	Ungültige Konfiguration	Konfigurieren Sie den Adapter für Ethernet und überprüfen Sie die korrekten Netzwerkeinstellungen.
	Adapter falsch konfiguriert	Schließen Sie den Adapter erneut an einen USB-Port des Gateways an, um die Konfigurationseinstellungen zu übernehmen.
OPC-UA-Software wird nicht installiert	Abonnement erforderlich	Erwerben Sie ein Connect-Edge-OPC-UA-Server-Abonnement.
Passwort wird nicht erkannt	Zusätzliche Zeichen	Wenn Sie das Passwort aus einer anderen Software kopieren, stellen Sie sicher, dass keine zusätzlichen Zeichen enthalten sind (nur Text kopieren).
Die Stromunterbrechungs-LED des Sensoradapters blinkt rot.	Nicht ausreichende Stromversorgung	Überprüfen Sie, ob das Netzteil die Anforderungen für den Sensoradapter erfüllt.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Kanal-LED des Sensoradapters ist aus.	Kanal nicht konfiguriert	Die Kanal-LEDs sind aus, wenn der Kanal nicht konfiguriert ist. Überprüfen Sie die Kanalkonfiguration.
	Überlastungszustand	Die Sensorkanäle sind durch eine zurücksetzbare Sicherung geschützt. Ziehen Sie den Stecker des Sensors, um zu sehen, ob er einen Überlastungszustand verursacht.

## Wartung Ihrer Connect-Edge-Hardware

### Wartung Ihres Gateways

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um seine Unversehrtheit und den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen. Führen Sie zur Wartung des Produkts die folgenden Schritte aus:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die unter „Sicherheitsaspekte“ aufgeführten Anweisungen sorgfältig gelesen und verstanden haben.
- Entfernen Sie das Netzteil auf sichere Weise.
- Überprüfen Sie die Installation des Produkts.
- Reinigen Sie das Produkt.

### So entfernen Sie sicher die Stromversorgung

#### STROMSCHLAGGEFAHR

Wenn die Stromversorgung nicht ordnungsgemäß getrennt wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags, der zu Verletzungen oder zum Tod führen und/oder das Gerät oder andere Gegenstände beschädigen könnte.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Verletzungen zu vermeiden und die Stromversorgung sicher vom Gerät zu trennen:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken sind.
- Schalten Sie alle Stromquellen AUS.
- Ziehen Sie alle Kabel.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Stromkreise entladen sind.

### So überprüfen Sie die Installation des Produkts

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Installation des Produkts zu überprüfen:

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt sauber und nicht beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeigen sichtbar und nicht beschädigt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungsteile (z. B. Schrauben, Bolzen, Muttern) korrekt festgezogen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt richtig installiert ist.

### So reinigen Sie das Produkt

Führen Sie zur Reinigung des Geräts die folgenden Schritte aus:

- Verwenden Sie niemals Detergenzien, Sprühdosen, Lösungsmittel oder Scheuerschwämme.
- Verwenden Sie ein trockenes, fusselfreies Tuch, um Staub vom Gehäuse des Geräts zu entfernen.
- Verwenden Sie zum Entfernen von Schmutz wasserbasierte, nicht-brennbare Reinigungsmittel.

**VORSICHT:** Befolgen Sie die Sicherheitsrichtlinien Ihrer Einrichtung und tragen Sie während der Installation und/oder Fehlerbehebung die erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA).

## Kontaktinformationen

Für alle Produkte von Thermo Fisher Scientific ist ein weltweites technisches Support-Team verfügbar, das Sie auf Wunsch bei Ihren Anwendungen unterstützt. Besuchen Sie <https://www.thermofisher.com/contact> oder rufen Sie an unter:

Land	Vertrieb	Service
Österreich	+43 1 801 40 0	+43 1 801 40 0
Australien	+61 39757 4300	1 300 735 292
Belgien	+32 53 73 42 41	+32 2 482 30 30
China	+800 810 5118, +400 650 5118	+8621 68654588
Frankreich	+33 2 2803 2180	+33 2 2803 2180
Deutschland (international)	+49 6184 90 6000	0800 1 536 376
Deutschland (national gebührenfrei)	0800 1 536 376	0800 1 536 376
Indien gebührenfrei	1800 22 8374	+91 22 6716 2200
Indien	+91 22 6716 2200	+91 22 6716 2200
Italien	+32 02 95059 552	+39 02 95059 552, 432 254 375
Japan	+81 3 5826 1616	+81 3 3816 3355
Niederlande	+31 76 579 55 55	+31 76 571 4440
Nordische/Baltische Länder/GUS	+358 9 329 10200	+358 9 329 100
Nordamerika	+1 866 984 3766	(800) 438-4851
Neuseeland	+64 9 980 6700	+64 9 980 6700
Russland	+7 812 703 4215	+7 812 703 4215
Spanien/Portugal	+34 93 223 09 18	+34 93 223 09 18
Schweiz	+41 44 454 12 22	+41 44 454 12 12
Großbritannien/Irland	+44 870 609 9203	+44 870 609 9203
Sonstige asiatische Staaten	+852 2885 4613	+852 2885 4613
Nicht aufgeführte Länder	+49 6184 90 6000	+49 6184 90 6000

Thermo Fisher Scientific Inc. 275 Aiken Road,  
Asheville, NC 28804, USA

Weitere Informationen unter [www.thermofisher.com/connectedsolutions](http://www.thermofisher.com/connectedsolutions)