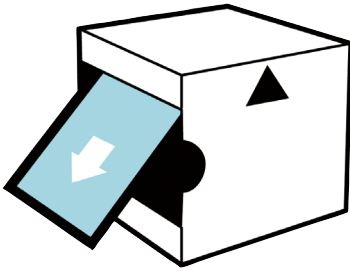
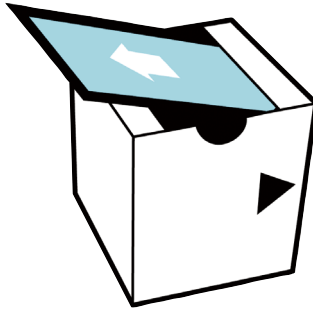


分析メンブレンバンド ディスペンサーへの装填方法

Thermo Scientific™分析メンブレンバンドは、市販されている一般的なメンブレンディスペンサーと互換性があります。

表1に一般的なメンブレンディスペンサーにメンブレンを装填するときの箱の向きを示します。矢印の向きに注意してください。

表1. ディスペンサーに応じたメンブレンの装填方法

側面からメンブレンを取り出すディスペンサー	上面からメンブレンを取り出すディスペンサー
	
<p>例) MilliporeSigma™ EZ Pak™ メンブレンディスペンサーカーブ</p>	<p>例) Sartorius™ Microsart™メンブレンディスペンサー Sartorius™ Microsart™ e.motionメンブレンディスペンサー</p>

※メンブレンの装填方法については、メンブレンディスペンサーの取扱説明書に従ってください。

詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/filtration

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。

製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

MilliporeSigma and EZ Pak are trademarks of Merck KGaA. Sartorius and Microsart are trademarks of Sartorius AG.

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc **LSP101-A24020B**

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL: 03-6832-9260 FAX: 03-6832-9261

営業部 TEL: 03-6832-9270 FAX: 03-6832-9271

thermofisher.com

thermo scientific